


# 耐振動アダプタ（AD-4212A-18）取扱説明書

## 概要


- 計量に影響する床面からの振動を低減し、安定した計量を可能にします。
- 耐振動アダプタの床面には、緩衝材として機能するショックアブソーバゲルを配置しています。
- AD-4212A/B シリーズの計量部を載せて使用します。計量部位置決め用の先端の尖った金属製足コマ3個を付属しています。

## 製品構成

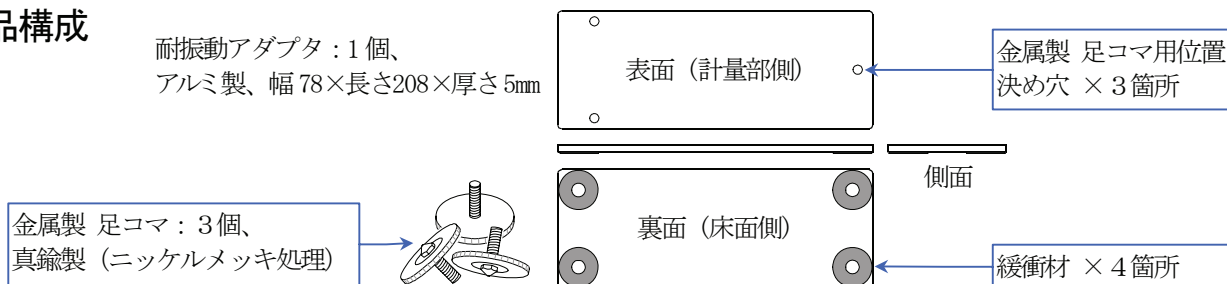

## 使用方法

1. 計量部の標準足コマ3個を取り外し、付属されている金属製足コマを装着します。  
金属製足コマに交換することで、耐振動アダプタ上面のガイド穴を利用して、計量部を位置決めできます。
2. 緩衝材（4ヶ所）の貼ってある面を床面側にして設置します。床面に固定したい場合は、緩衝材表面の剥離紙を剥がして、床面に貼り付けることができます。
3. 計量部の位置決めと移動防止ため、耐振動アダプタ上面のガイド穴（3ヶ所）の位置と、金属製足コマ（3ヶ所）の位置を合わせて載せます。

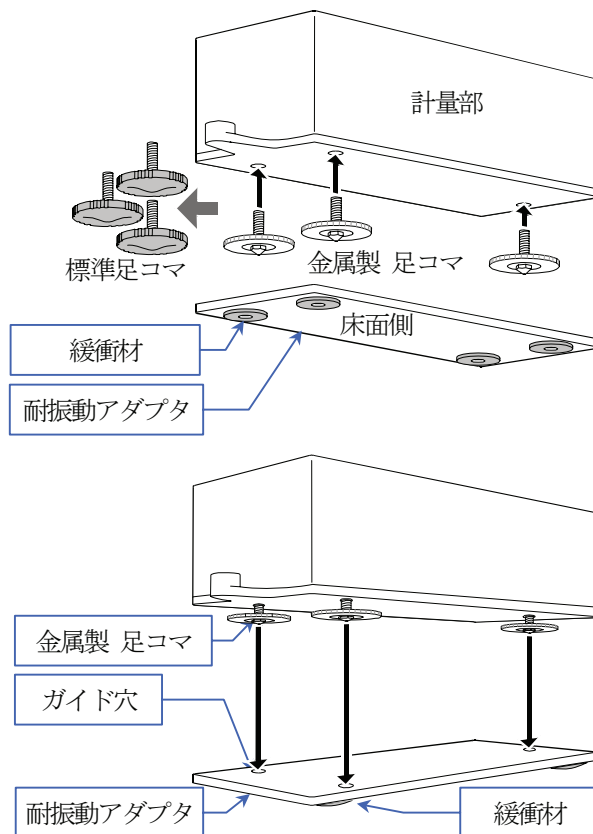

## 注意

振動の発生する装置上に計量器を載せて使用する場合、振動を伝え難くするため、耐振動アダプタに計量部を載せて使用することをお勧めします。振動が伝わるので、計量部の装置へのネジ止めは避けてください。