

WinCT (Windows Communication Tools)
Ver. 3.00
Windowsデータ通信ソフトウェア(日本語版)
CD-ROM for Windows
Copyright (c) 1998 A&D Company limited

セットアップの方法

=====
=====
WinCT (Windows Communication Tools)

本ソフトウェア「WinCT(Windows Communication Tools)[以下「WinCT」と省略]」は、エー・アンド・デイ製電子天びんからコンピュータへ天びんの計量データを転送する「Windowsデータ通信ソフトウェア」です。以下に「WinCT」のセットアップの方法、及び取扱について記述します。

1.必要なシステム

=====
=====
コンピュータ OS Windows95/98/2000/Me/XP (日本語版)
CPU Pentium相当以上の CPU 搭載の機種を推奨。
RAM 32MB以上のメモリを推奨。
ハードディスク 10MB以上の空きが必要です。
CRT 解像度800×600以上のディスプレイを推奨。
RS-232C 1ポート
アプリケーション RsKeyを使用する場合、転送先となるアプリケーションは別途ご用意してください。(Microsoft Excel等)
電子天びん エー・アンド・デイ製電子天びん(RS-232C付き)。
接続ケーブル 使用する天びんとコンピュータのそれぞれの取扱説明書でご確認ください。
注意 WinCTセットアップの前に、万が一に備えてコンピュータの重要なデータをバックアップしておいてください。

2.セットアップ手順 (CD-ROMドライブがE:¥の場合)

=====
=====
手順1 全てのアプリケーションを終了させてください。

手順2 Disk1¥Setup.exeを実行してください。

手順3 画面に説明されている内容を確認して、「OK」ボタンをクリックしてください。

手順4 インストール先を指定し、セットアップボタンをクリックしてください。
(初期設定はC:\Program Files\WinCT)

手順5 プログラムを登録するグループ名を入力し、ソフトウェアの指示に従いセットアップを実行してください。(初期設定は「A&D WinCT」)

手順6 セットアップ完了のメッセージが出たら「OK」ボタンをクリックしてください。以上で「WinCT」のインストールが終了します。

3.「WinCT」の起動方法

「RsCom」、「RsKey」または「RsWeight」を選択して実行します。初期設定では「スタート」→「プログラム」→「A&D WinCT」の中にあります。「WinCT」の使用方法は、取扱説明書(「A&D WinCT」の中にある「Readme」)をお読みください。

「RsCom」 テキストファイル形式で、天びんのデータをコンピュータに取り込むことができます。また、コンピュータから天びんへのコマンドが使用できます。

「RsKey」 市販のアプリケーション(Microsoft Excel等)のワークシート上に直接天びんのデータを取り込むことができます。ただし、天びんへのコマンドは使用できません。

「RsWeight」 天びんデータをコンピュータに取り込み、リアルタイムでグラフ化することができます。また、データの最大値、最小値、平均値、標準偏差、変動係数などを計算し表示することができます。

注意 ・他社天びんと接続した場合、本ソフトウェアでの動作は保証いたしません。
・コンピュータ本体や「WinCT」以外の市販のソフトに関しては各メーカーにお問い合わせください。

4.使用許諾契約

- ・「WinCT」を弊社に無断で複製する事は禁じます。
- ・「WinCT」は予告なく仕様を変更することがあります。
- ・「WinCT」の著作権は、(株)エー・アンド・デイに有ります。
- ・「WinCT」はエー・アンド・デイ製電子天びんからコンピュータへのデータ転送に使用します。
- ・「WinCT」は、天びんと接続するコンピュータのハードディスクまたはその他記憶

装置に限りインストールして使用できます。

- ・(株)エー・アンド・デイは「WinCT」または「Readme」の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性が
あると告知された場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にソフトウェアやデータの損失の責任を一切負いません。

Microsoft、Windows、Excel、Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または、商標です。

5. アンインストール

アンインストールは“アプリケーションの追加と削除”で“A&D WinCT”を指定して削除できます。

2007年3月7日

WinCTのセットアップ説明を終わります。
