


# 重心調整皿 (AX-MC1000PAN / MC6100PAN) 取扱説明書


このたびは重心調整皿 (AX-MC1000PAN/MC6100PAN) をお買い求めいただき、ありがとうございます。重心調整皿の使い方を理解し、十分活用して頂くため、使用前に本書をよくお読みください。

## 1. 概要

重心調整皿は MC-1000、MC-6100 に取り付けることにより、測定物の重心が皿の中心に来るように自動的に調整され、偏置誤差の影響を小さくすることができます。付属する重心調整皿用風防を取り付けることにより、風等の外乱の影響を小さくすることができます。

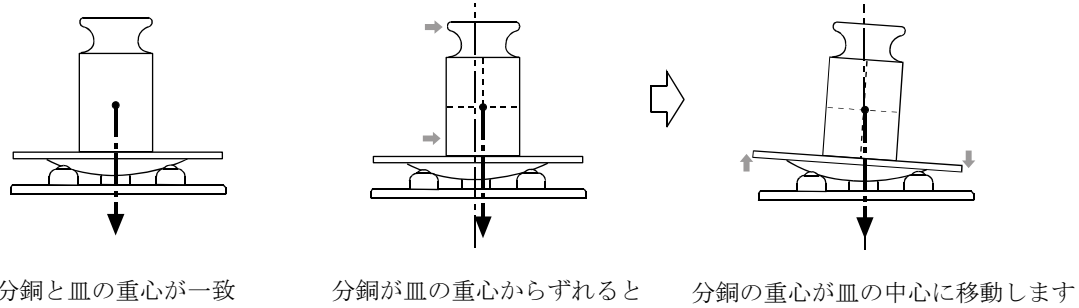


## 2. 梱包内容の確認

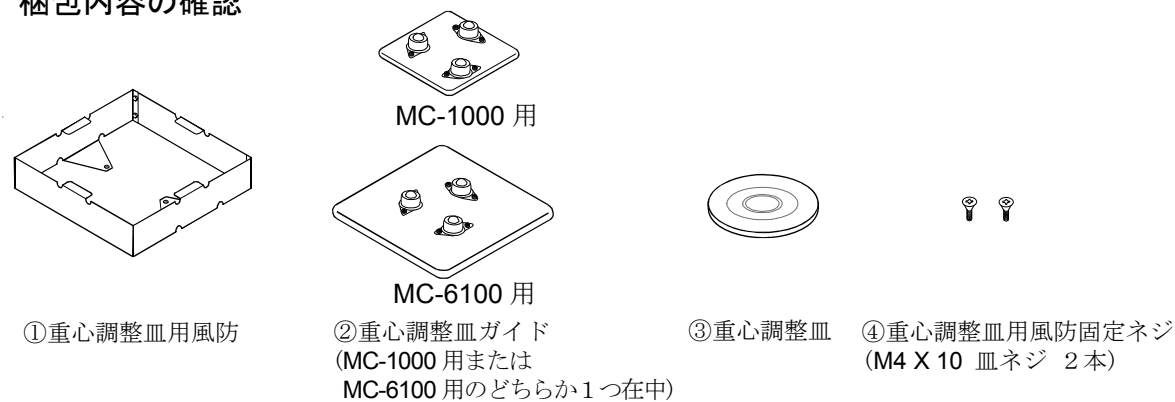


## 3. 取付方法

- 重心調整皿用風防を付属の重心調整皿用風防固定ネジ2本を使って固定します。このとき、調整皿用風防の接合部が後方となるように取り付けてください。(ガラス風防固定ネジを重心調整皿用風防固定ネジに替えることで、ガラス風防と重心調整皿用風防が固定されます。)

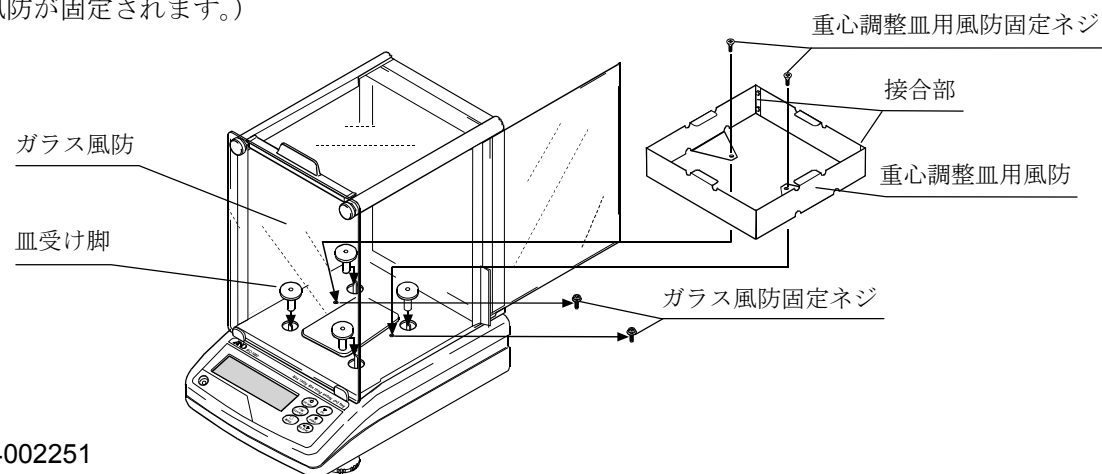

1WMPD4002251

- 皿受け脚の上に重心調整皿ガイドを載せ、さらにその上に重心調整皿を載せてください。

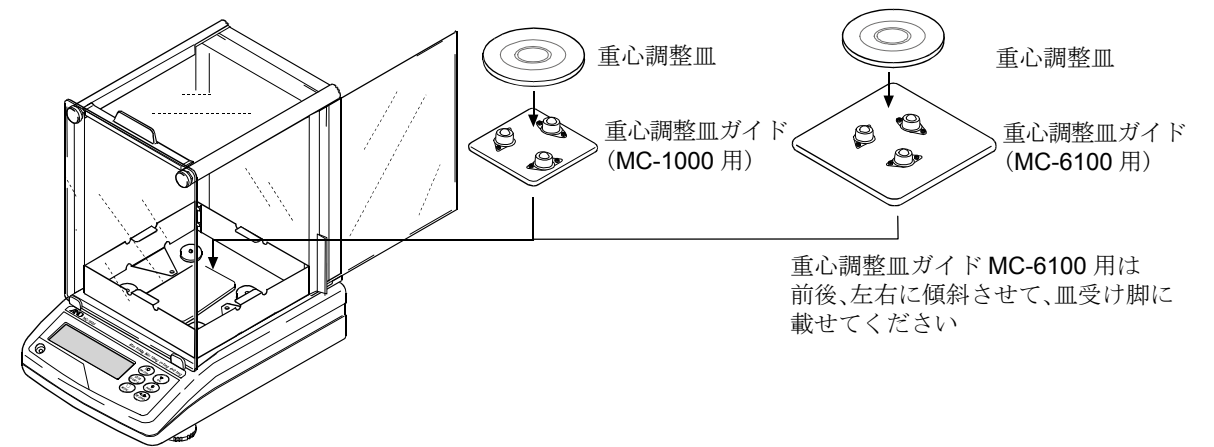

注意 計量皿を重心調整皿に変更したときは、重さが変わりますので使用前に内蔵分銅または外部分銅による校正を行ってください。

## 4. 使用時の注意とお願い

- 重心調整皿の端に計量物を載せないでください。(重心調整皿が重心調整皿用風防に接触して分銅が落下する危険があります。また、測定物の重心が皿の中心に移動せず正確な計量ができない場合があります。)
- 重心調整皿にはゆっくり計量物を載せてください。(重心調整皿のベアリングと接触する部分に傷がつき、重心調整皿の動きが悪くなる場合があります。)

**AND** 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14  
(ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 5F)  
TEL. 03-5391-6126 FAX. 03-5391-6129