

GXK-012


動物皿

取扱説明書

適用機種

GX-Kシリーズ全機種

GF-Kシリーズ全機種

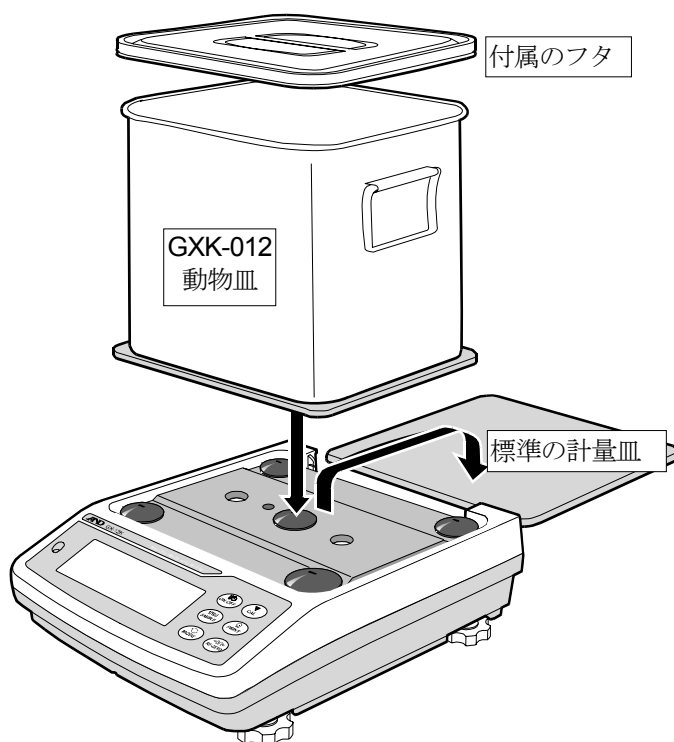

使用方法

準備

- 1 標準の計量皿を外し、GXK-012 動物皿に交換します。

計量

- 2 **RE-ZERO** キーを押し、表示をゼロにします。
- 3 動物を入れ、計量します。

注意

- 天びんのホールド機能（動物計量）を使用すると計量値の平均値を固定表示できます。
- 動物皿を使用した時はひょう量から約 1.5 kg 引いた値まで測定できます。
- 付属のフタは必要な場合に使用してください。
- キャリブレーションをする時は標準の計量皿を利用してください。
- 動物皿を載せた状態でキャリブレーションし、その後標準の計量皿を載せると **-E** 表示になります。標準の計量皿に交換する場合は標準の計量皿を載せた状態で再度キャリブレーションしてください。