

モデル	ポール径 [mm]	別売品型式	リレー出力形状	出力 点数	接続ケーブル				注意事項	接続確認	ポール 取付金具
					モデル名	仕様	長さ	備考			
GX/GF-A	---	GXA-04	ミニDin8ピン	5	AX-K05692	ミニDin8ピン-バラ線	1.5m	GXA-04に標準付属		OK	---
GX/GF	---	GX-04	Din7ピン	3	AX-K0507-S200	Din7ピン-バラ線	2m		GX-04は出荷時工場取付	OK	---
GX/GF-K	---	GX-04K	Din7ピン	3	AX-K0507-S200	Din7ピン-バラ線	2m			OK	---
GP	φ22.0	GP-04	Din7ピン	3	AX-K0507-S200	Din7ピン-バラ線	2m			OK	NG
MC	---	GX-04/GX-04K/GP-04	Din7ピン	3	AX-K0507-S200	Din7ピン-バラ線	2m		GX-04は出荷時工場取付	OK	---
AD4212A	---	標準装備	D-Sub25P メス	3	ユーザ作成			D-SUB25pinオスコネコタ付属	組込み用の計量器のためユーザ作成	OK	---
AD4212A	---	AD4212A-04	D-Sub25P メス	5	ユーザ作成			D-SUB25pinオスコネコタ付属	組込み用の計量器のためユーザ作成	OK	---
AD4212B	---	標準装備	D-Sub25P メス	5	ユーザ作成			D-SUB25pinオスコネコタ付属	組込み用の計量器のためユーザ作成	OK	---
AD8922A	---	AD8922A-04	Din8ピン	3	AX-K0507-S200 AX-K05862-S200	Din7ピン-バラ線 Din8ピン-バラ線	2m	Din7ピンと同じピン配置		OK	---
EK/EW-i	---	EKW-04i	端子台	3	AX-K05862-N200	バラ線-バラ線	2m			OK	---
SW	φ42.7	SW-03	端子台	5	AX-K05862-N200	バラ線-バラ線	2m			OK	OK
SC/SE	□40.0	SCE-03	端子台	3	AX-K05862-N200	バラ線-バラ線	2m			OK	OK
HW/HV-C	φ43.0	HVW-04CJA	端子台	5	AX-K05862-N200	バラ線-バラ線	2m		ポール部分が四角形のひょう量 300kg以上のモデルはポール取 付金具の取付け不可	OK	OK
HW/HV-CP	φ43.0	HVW-04CJA	端子台	5	AX-K05862-N200	バラ線-バラ線	2m			OK	OK
HW/HV-WP	φ43.0	HVW-03GJ	Din8ピン	3	AX-K05862-S200	Din8ピン-バラ線	2m			OK	OK
HW/HV-G	φ43.0	HVW-03GJ	Din8ピン	3	AX-K05862-S200	Din8ピン-バラ線	2m			OK	OK
FS-i	φ43.0	FS-03i-JA/FS-04i-JA	端子台	3	AX-K05862-N200	バラ線-バラ線	2m			OK	OK
FG	□40.0	FG-24JA	Din8ピン	3	AX-K05862-S200	Din8ピン-バラ線	2m			OK	OK
HC-i	---	HC-04i-JA	Din8ピン	3	AX-K05862-S200	Din8ピン-バラ線	2m			OK	---
FC-i/FC-Si	---	FC-04i	端子台	3	AX-K05862-N200	バラ線-バラ線	2m			OK	---
HD	---	HD-04	Din7ピン	3	AX-K0507-S200	Din7ピン-バラ線	2m			OK	---
FT-i	□40*18	AD4405-03	端子台	3	ユーザ作成				バラ線：AWG24～16	OK	NG
		AD4405-05/08	Din8ピン		ユーザ作成			DIN8pinコネコタ付属		OK	NG
SN	φ33.0	AD4405-03	端子台	3	ユーザ作成					OK	NG
		AD4405-05/08	Din8ピン		ユーザ作成			DIN8pinコネコタ付属		OK	NG
SN-WP	φ50.0	AD4407-03	端子台	3	ユーザ作成					OK	NG
SU2000K	φ50.0	/05/08	端子台	3	ユーザ作成					OK	NG

メモ * ポール取付金具(AD1612-14)定格: □/φ 38~43mm
 * AX-K05862-N200: バラ線 8本
 * 1K04286-1800:DCケーブル/付属/φ5.5*2.1mm

AX-K05862-S200 (2m)	
DIN8	バラ線
1	茶
2	赤
3	橙
4	黄
5	緑
6	青
7	紫
8	灰

AX-K0507-S200 (2m)	
DIN7	バラ線
1	黒
2	白
3	赤
4	緑
5	黄
6	茶
7	青

AX-K05692 (1.5m)	
miniDIN8	バラ線
1	赤
2	白
3	黒
4	黄
5	青
6	緑
7	茶
8	灰

配線例

A AD8922A

AD8922-04	K05862-S200 (DIN8)	AD1612
		1 HI-2
1 HI	茶	2 HI-1
6 OK	青	3 OK
4 LO	黄	4 LO-1
		5 LO-2
2 COM	赤	6 COM
7 DSR	紫	7 DSR
8 RXD	灰	8 TXD
3 TXD	橙	9 RXD
5 GND	緑	10 GND

AD8922-04	K0507-S200 (DIN7)	AD1612
		1 HI-2
1 HI	黒	2 HI-1
6 OK	茶	3 OK
4 LO	緑	4 LO-1
		5 LO-2
2 COM	白	6 COM
		7 DSR
		8 TXD
		9 RXD
		10 GND

E EK-i

EKW-04i	K05862-N200	AD1612
		1 HI-2
4 HI	---	2 HI-1
3 OK	---	3 OK
2 LO	---	4 LO-1
		5 LO-2
1 COM	---	6 COM
		7 DSR
		8 TXD
		9 RXD
		10 GND

F FC-i/Si

FC-04i	K05862-N200	AD1612
		1 HI-2
4 HI	---	2 HI-1
3 OK	---	3 OK
2 LO	---	4 LO-1
		5 LO-2
1 COM	---	6 COM
		7 DSR
		8 TXD
		9 RXD
		10 GND

FG

FG-24JA	K05862-S200 (DIN8)	AD1612
		1 HI-2
1 HI	茶	2 HI-1
6 OK	青	3 OK
4 LO	黄	4 LO-1
		5 LO-2
8 COM	灰	6 COM
7 DSR	紫	7 DSR
2 RXD	赤	8 TXD
3 TXD	橙	9 RXD
5 GND	緑	10 GND

FG-23JA	K05862-S200 (DIN8)	AD1612
		1 HI-2
		2 HI-1
		3 OK
		4 LO-1
		5 LO-2
		6 COM
7 DSR	紫	7 DSR
2 RXD	赤	8 TXD
3 TXD	橙	9 RXD
5 GND	緑	10 GND

FS-i

FS-03i	K05862-N200	AD1612
		1 HI-2
1 HI	---	2 HI-1
2 OK	---	3 OK
3 LO	---	4 LO-1
		5 LO-2
4 COM	---	6 COM
3 DSR	---	7 DSR
1 RXD	---	8 TXD
2 TXD	---	9 RXD
4 GND	---	10 GND

G GX/GF(-K)

GX-04 GX-04K	K0507-S200 (DIN7)	AD1612
		1 HI-2
1 HI	黒	2 HI-1
6 OK	茶	3 OK
4 LO	緑	4 LO-1
		5 LO-2
2 COM	白	6 COM
		7 DSR
		8 TXD
		9 RXD
		10 GND

GX-A/GF-A

GXA-04	K05692 (miniDIN8)	AD1612
		1 HI-2
7 HH	茶	2 HI-1
6 HI	緑	3 HI-1
5 OK	青	3 OK
3 LO	黒	4 LO-1
2 LL	白	5 LO-2
8 COM	灰	6 COM
		7 DSR
		8 TXD
		9 RXD
		10 GND

GP

GP-04	K0507-S200 (DIN7)	AD1612
		1 HI-2
1 HI	黒	2 HI-1
6 OK	茶	3 OK
4 LO	緑	4 LO-1
		5 LO-2
2 COM	白	6 COM
		7 DSR
		8 TXD
		9 RXD
		10 GND

H

HC-i

HC-04i-JA		KO5862-S200 (DIN8)	AD1612	
			1	HI-2
1	HI	茶	2	HI-1
6	OK	青	3	OK
4	LO	黄	4	LO-1
			5	LO-2
8	COM	灰	6	COM
7	DSR	紫	7	DSR
2	RXD	赤	8	TXD
3	TXD	橙	9	RXD
5	GND	緑	10	GND

HW/HV-C

HVW-04C		KO5862-N200	AD1612	
1	HIHI	---	1	HI-2
2	HI	---	2	HI-1
3	OK	---	3	OK
4	LO	---	4	LO-1
5	LOLO	---	5	LO-2
6	COM	---	6	COM
			7	DSR
			8	TXD
			9	RXD
			10	GND

HW/HV-G / HW/HV-WP

HVW-03G		KO5862-S200 (DIN8)	AD1612	
			1	HI-2
1	HI	茶	2	HI-1
6	OK	青	3	OK
4	LO	黄	4	LO-1
			5	LO-2
8	COM	灰	6	COM
7	DSR	紫	7	DSR
2	RXD	赤	8	TXD
3	TXD	橙	9	RXD
5	GND	緑	10	GND

HVW-04G		KO5862-S200 (DIN8)	AD1612	
			1	HI-2
6	HI	---	2	HI-1
7	OK	---	3	OK
8	LO	---	4	LO-1
			5	LO-2
9	COM	---	6	COM
			7	DSR
			8	TXD
			9	RXD
			10	GND

S

SC / SE

SCE-03		KO5862-N200	AD1612	
			1	HI-2
1	HI	---	2	HI-1
2	OK	---	3	OK
3	LO	---	4	LO-1
			5	LO-2
4	COM	---	6	COM
3	DSR	---	7	DSR
1	RXD	---	8	TXD
2	TXD	---	9	RXD
4	GND	---	10	GND

SW

SW-03			AD1612	
5	HIHI	---	1	HI-2
4	HI	---	2	HI-1
3	OK	---	3	OK
2	LO	---	4	LO-1
1	LOLO	---	5	LO-2
6	COM	---	6	COM
3	DSR	---	7	DSR
1	RXD	---	8	TXD
2	TXD	---	9	RXD
4	GND	---	10	GND