
1. 概要

AD-8527の内部設定をパソコンの画面上で確認および設定ができます。

2. 使用許諾契

- ・“AD-8527 Setting Tool”を弊社に無断で複製する事は禁じます。
- ・“AD-8527 Setting Tool”は予告なく仕様を変更することがあります。
- ・“AD-8527 Setting Tool”の著作権は、(株)エー・アンド・デイに有ります。
- ・(株)エー・アンド・デイは“AD-8527 Setting Tool”またはこの“Readme.txt”の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性がある場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にソフトウェアやデータの損失の責任を一切負いません。

3. 必要なシステム

OS	Windows Xp SP3以降 (32bit) Windows Vista SP1以降 (32bit) ※64bit環境については動作保証いたしません ※Windows 7には対応していません。
ディスプレイ	XGA (1024 x 768) 以上
必須モジュール	Microsoft .NET Framework 2.0

4. インストールの前に

- 1) “AD-8527 Setting Tool”は、Microsoft .NET Framework 2.0以上を必要とします。Microsoft .NET Framework 2.0以上が、ご使用のパソコンにインストールされているか否かは、[コントロールパネル]の[プログラムの追加と削除]により確認できます。
インストールされていない場合は、Microsoftのサイトからダウンロードし、インストールしてください。
なお、Microsoftのサイトにはより新しいバージョンのものが登録されています。

<http://www.microsoft.com/downloads>

制限事項(適合するOSなど)は、Microsoftのサイトを参照願います。

- 2) 万が一に備えて、“AD-8527 Setting Tool”のご使用の前に、コンピュータの重要なデータはバックアップをしておいてください。

5. “AD-8527 Setting Tool”のインストール方法

AD8527.zipを適当なフォルダに解凍してください。

6. “AD-1688 Setting Tool”の起動方法、使い方

- 1) AD-8527本体の“SET”キーを押しながら、USBでパソコンに接続します。
- 2) “AD-8527 Setting Tool”の起動
解凍したAD8527フォルダにあるAD8527.exeをダブルクリックします。
- 3) AD-8527の内部設定の読み出し

AD-8527がリムーバブルディスクとして認識されているドライブを選択します。
現在の内部設定が読み出されます。

- 4) AD-8527の内部設定の変更
設定したい内部設定の項目を変更し、“設定”ボタンを押します。
設定が完了すると、“設定完了”のメッセージが出ます。
- 5) “AD-8527 Setting Tool”の終了
右上の閉じるボタンをクリックすると終了します。

7. “AD-8527 Setting Tool”の削除(アンインストール)方法

AD8527.exeが入っているフォルダを削除してください。

以上

2010年03月25日
(株)エー・アンド・デイ