


# AX-K03586-200/AX-K03587-200 取扱説明書

## 1. はじめに

AX-K03586-200, AX-K03587-200は、RS-232C用のケーブルで、片側はDSub コネクタが付いていますが、反対側はケーブルのままとなっています。

U字型台はかりFU-2000Kや、ウェインディングケータAD-4407などのRS-232C インターフェイス（オプション）とパソコンやPLC等との接続が容易に行えます。

## 2. 外観

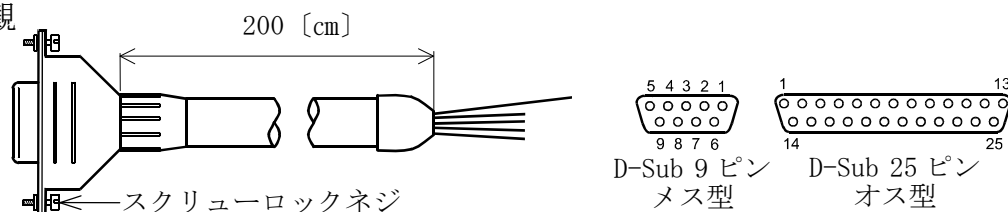


## 3. 仕様

項目	AX-K03586-200	AX-K03587-200			
使用ケーブル	4芯シールドケーブル	4芯シールドケーブル			
ケーブル長	200 cm	200 cm			
ケーブル外径	約φ6mm	約φ6mm			
DSub コネクタ	9ピン メス型	25ピン オス型			
スクリューロックネジ	No. 4-40UNC (インチネジ)	M2.6 (ミリネジ)			
接続	DSub ケース	ケーブル ケース	DSub ケース	ケーブル ケース	
	1	黄/緑	無接続	1	黄/緑
	2	赤	無接続	2	白
	3	白	無接続	3	赤
	4	無接続	無接続	4	5番と接続*
	5	緑	無接続	5	4番と接続*
	6	黒	無接続	6	黒
	7	8番と接続*	無接続	7	緑
	8	7番と接続*	無接続	8~25	無接続
	9	無接続	無接続		
	* DSub ケース内で接続		* DSub ケース内で接続		

## 4. 接続例

接続する機器の信号を確認して接続してください。

AD-4407-05、AD-4407-08 とパソコンとは以下のように接続します。

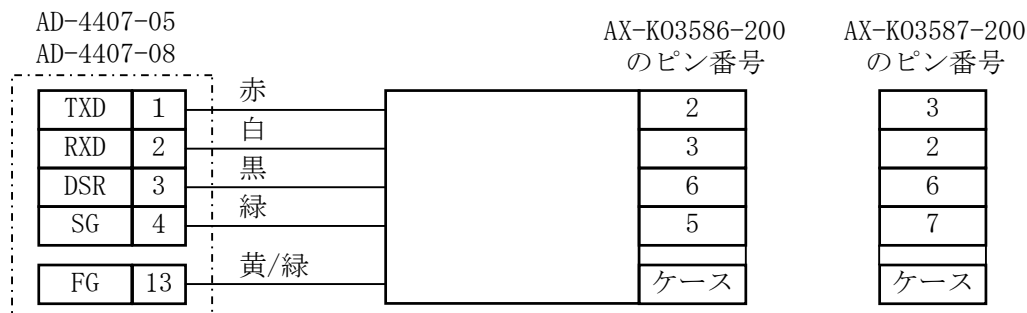

※ プリンタの場合には上記の接続例とは異なる場合があります。

## 5. 使用上の注意

- 1) 接続する機器の信号を確認して接続してください。
- 2) 芯線の長さは接続する機器により適度な長さに調節してください。
- 3) 接続しない芯線がある場合には、他の部分に接触しないよう末端の処理をしてください。