

セットアップの方法

WinCT (Windows Communication Tools)

本ソフトウェア「WinCT(Windows Communication Tools)[以下「WinCT」と省略]」は、エー・アンド・デイ製電子天びんからコンピュータへ天びんの計量データを転送する「Windowsデータ通信ソフトウェア」です。以下に「WinCT」のセットアップの方法、及び取扱について記述します。

1. 必要なシステム

コンピュータ Microsoft Windows 7 / Vista / XP (日本語版)
RS-232Cポート(COMポート)があること。
・コンピュータにCOMポートが無い場合、アクセサリのUSBコンバータを使用すればコンピュータにCOMポートを増設できます。天びんと接続するケーブルも付属します。
天びんのRS-232Cが25ピンの場合 型番 : AX-USB-25P
天びんのRS-232Cが9ピンの場合 型番 : AX-USB-9P

電子天びん エー・アンド・デイ製電子天びん (RS-232C付き)。
接続ケーブル 使用する天びんとコンピュータのそれぞれの取扱説明書でご確認ください。

注意

- ・RsKeyを使用する場合、転送先となるアプリケーションは別途ご用意してください。(Microsoft Excel等)
- ・WinCTセットアップの前に、万が一に備えてコンピュータの重要なデータをバックアップしておいてください。
- ・このバージョンにはリアルタイムでグラフ化するソフト「RsWeight」は付属していません。
- ・Windows XPの場合、Microsoft .Net Frameworks 2.0以降がインストールされている必要があります。(Microsoft社のホームページから無償でダウンロードできません) Microsoft .Net Frameworkが既にインストールされている場合「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」を開くと「現在インストールされているプログラム」のリストに表示されます。

2. セットアップ手順

- 手順1 コンピュータに旧バージョンのWinCTがインストールされている場合、旧バージョンのWinCTをアンインストールしてください。
- 手順2 全てのアプリケーションを終了させてください。
- 手順3 WinCTをインストールします。
WinCT_Setup.msiを実行してください。
- 手順4 画面の指示にしたがってインストールしてください。

3. 「WinCT」の起動方法

「RsCom」、「RsKey」を選択して実行します。
「スタート」→「プログラム」→「A&D WinCT」の中にあります。「WinCT」の使用方法は、取扱説明書(「A&D WinCT」の中にある「Readme」)をお読みください。

「RsCom」 テキストファイル形式で、天びんのデータをコンピュータに取り込むことができます。また、コンピュータから天びんへのコマンドが使用できます。

「RsKey」 市販のアプリケーション（Microsoft Excel等）のワークシート上に直接天びんのデータを取り込むことができます。ただし、天びんへのコマンドは使用できません。

- 注意
- ・他社天びんと接続した場合、本ソフトウェアでの動作は保証いたしません。
 - ・コンピュータ本体や「WinCT」以外の市販のソフトに関しては各メーカーに問い合わせてください。
 - ・このバージョンにはリアルタイムでグラフ化するソフト「RsWeight」は付属していません。

4. 使用許諾契約

- ・「WinCT」を弊社に無断で複製する事は禁じます。
- ・「WinCT」は予告なく仕様を変更することがあります。
- ・「WinCT」の著作権は、(株)エー・アンド・デイにあります。
- ・「WinCT」はエー・アンド・デイ製電子天びんからコンピュータへのデータ転送に使用します。
- ・「WinCT」は、天びんと接続するコンピュータのハードディスクまたはその他記憶装置に限りインストールして使用できます。
- ・(株)エー・アンド・デイは「WinCT」または「Readme」の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性がある場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にソフトウェアやデータの損失の責任を一切負いません。

Microsoft、Windows、Excel、Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または、商標です。

5. アンインストール

アンインストールは「コントロールパネル」の「プログラムと機能」で“A&D WinCT”を指定してアンインストールしてください。

2010年1月8日

WinCTのセットアップ説明を終ります。
