
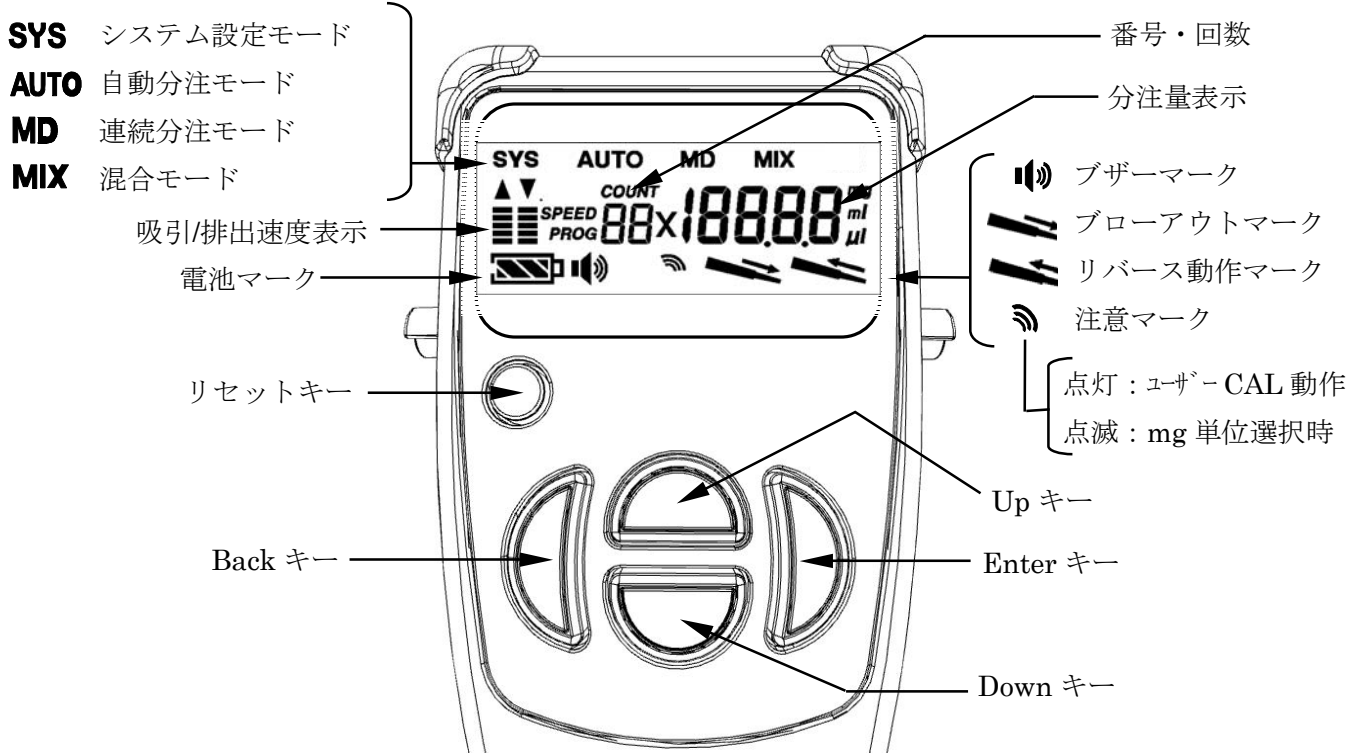


簡易操作ガイド

シングルチャンネル電動ピペット
MPA-10 / 20 / 200 / 1200 / 10000

マルチチャンネル電動ピペット
MPB-200-8 / 1200-8

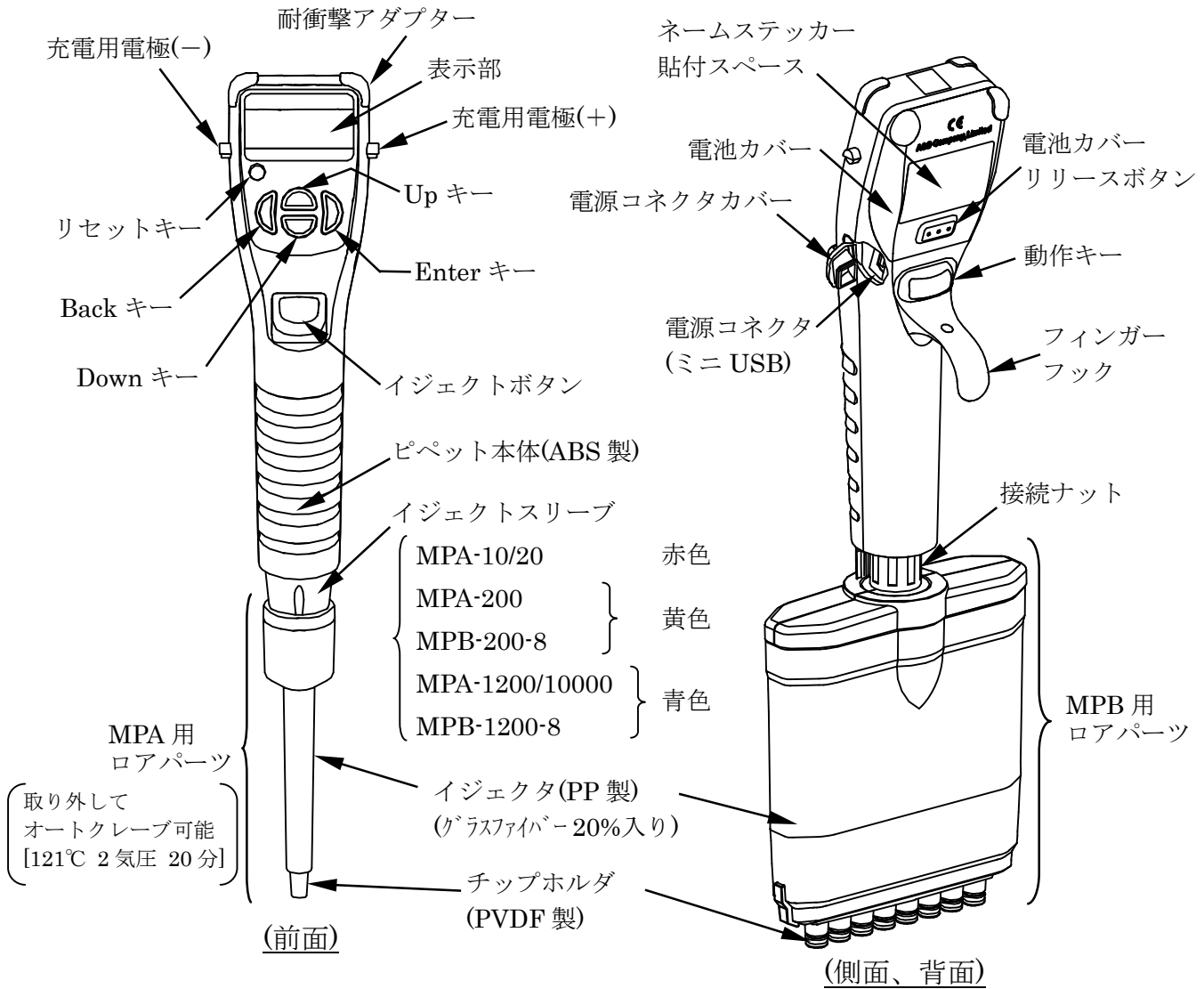


機能と操作例

(MPA-200 を例としています)


標準モード (AUTO)

例：分注容量 100 μ L

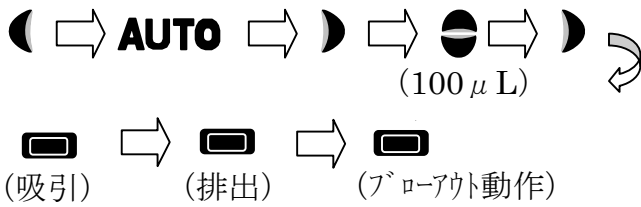


連続モード (連続分注モード) (MD)

例：連続分注 40 μ L \times 3回 = 120 μ L

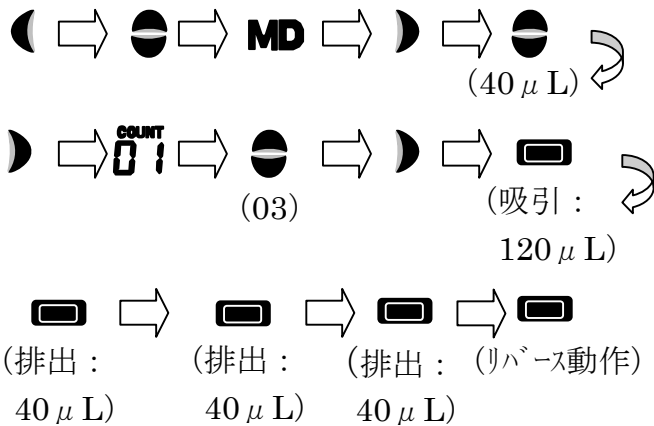


混合モード (MIX)

例：100 μ L を 5 回混合

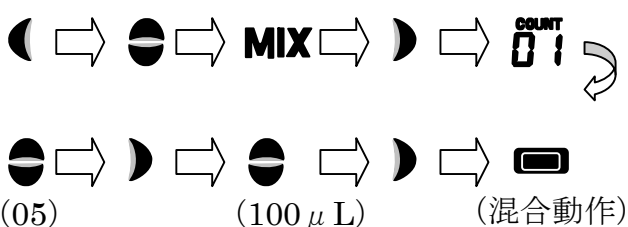


システム設定モード (SYS)

例：ブザーを OFF にする

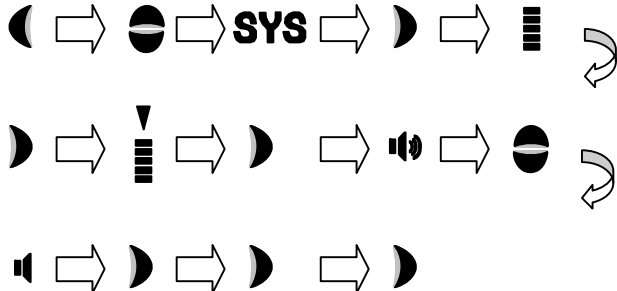

容量校正機能 (μ L 校正機能)

例：分注量を 190 μ L に校正

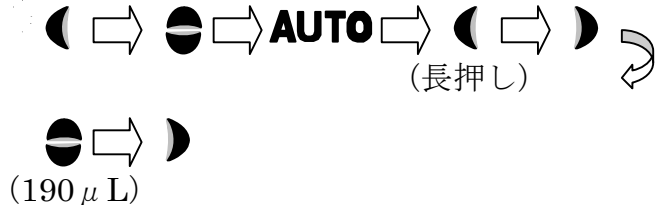


容量校正の初期化

例：校正した分注量を初期化




質量単位による分注 (mg 単位)

例：分注量の単位を質量単位に変更

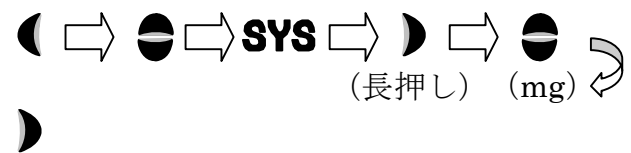

質量校正機能 (mg 校正機能)

例：分注量を 190mg に校正

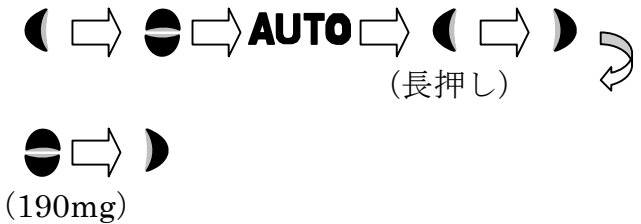

補足：

