


A&D SeCURは、A&Dの『Safe, Electronic Controlling Utility for Recording
(安全な電子記録管理ユーティリティ)』を意味します。

コンプライアンス対応をシンプルに、データ管理をスマートに

A&D SeCURとは？

A&D SeCURは、エー・アンド・デイの電子天びんで取得した計量データを堅牢かつトレーサブルに管理し、コンプライアンス対応を容易にするWindowsベースのアプリケーションです。FDA（米国食品医薬品局）の21 CFR Part 11（米国連邦規則集第21編第11部）や、データインテグリティにおけるALCOA+の要件を、最小限の設定と操作で満たすことができます。

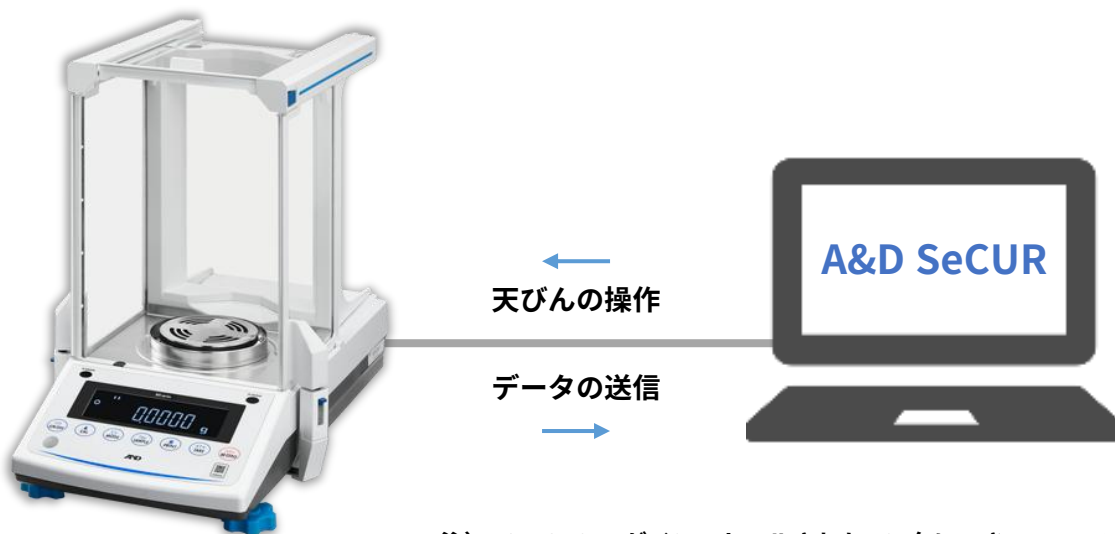

注) A&D SeCURがインストールされたPC1台につき、エー・アンド・デイ製電子天びん1台のみ対応

A&D SeCURでできること

- ✓ メタデータの付与：計量結果をユーザー名やロットID、日時等と共に記録・保存
- ✓ 監査への対応：編集不可のPDFレポートや、全ての操作履歴を残した監査証跡を生成
- ✓ ユーザーの管理：IDとパスワードによるアクセス許可および権限の設定
- ✓ データの改ざん防止：MD5チェックサムと暗号化でデータの真正性を保護
- ✓ 記載ミスゼロ化：計量結果を接続した天びんから直接取り込み
- ✓ 取り消したデータの保持：無効化された計量結果も消去不可で、理由と共に表示・出力

ホーム画面

計量画面

監査証跡

日時	ユーザー	操作
08/25/2025 13:55:31	Administrator	Open Audit Trail
08/25/2025 13:55:26	Administrator	Sampling finished, stop time = 2025/08/25 13:55:25, MD5 checksum: 9e7b23be2196b42bb4a88802e699cb36 filename= C:/ADT/AnD_SeCUR/D
08/25/2025 13:55:23	Administrator	Sample taken at: 2025/08/25 13:55:22, Sample ID: 9, Sample value = 73.132 mg
08/25/2025 13:55:16	Administrator	Marking row: 6 Invalid:wind
08/25/2025 13:55:15	Administrator	Comment for marking record invalid: wind
08/25/2025 13:55:06	Administrator	Sample taken at: 2025/08/25 13:55:05, Sample ID: 8, Sample value = 73.139 mg
08/25/2025 13:55:01	Administrator	Sample taken at: 2025/08/25 13:54:59, Sample ID: 7, Sample value = 73.142 mg
08/25/2025 13:54:55	Administrator	Sample taken at: 2025/08/25 13:54:54, Sample ID: 6, Sample value = 73.145 mg
08/25/2025 13:54:49	Administrator	Sample taken at: 2025/08/25 13:54:47, Sample ID: 5, Sample value = 73.148 mg
08/25/2025 13:54:43	Administrator	Sample taken at: 2025/08/25 13:54:42, Sample ID: 4, Sample value = 73.151 mg
08/25/2025 13:54:37	Administrator	Sample taken at: 2025/08/25 13:54:36, Sample ID: 3, Sample value = 73.154 mg
08/25/2025 13:54:33	Administrator	Sample taken at: 2025/08/25 13:54:32, Sample ID: 2, Sample value = 73.157 mg
08/25/2025 13:54:27	Administrator	Sample taken at: 2025/08/25 13:54:25, Sample ID: 1, Sample value = 73.160 mg
08/25/2025 13:54:20	Administrator	Start sampling, start time: 2025/08/25 13:54:19
08/25/2025 13:54:01	Administrator	Sampling finished, stop time = 2025/08/25 13:54:00, MD5 checksum: 57ae4c9e97ff40a158f86667840d8f34 filename= C:/ADT/AnD_SeCUR/DAT
08/25/2025 13:54:01	Administrator	Sample taken at: 2025/08/25 13:53:51, Sample ID: , Sample value = 73.169 mg
08/25/2025 13:53:52	Administrator	Start sampling, start time: 2025/08/25 13:52:21
08/25/2025 13:52:21	Administrator	Open Audit Trail
08/25/2025 13:16:14	Administrator	Attempted open of result failed - tamper detected: file=C:/ADT/AnD_SeCUR/Data/202
08/25/2025 13:16:09	Administrator	Open Audit Trail
08/25/2025 13:16:03	Administrator	Open Audit Trail

PDFレポート

2025-08-21 10:56:03				
レポートの実行者: Operator				
作業ID	20250819_1			
ユーザー名	Operator			
ロットID	ABC-001			
開始時刻	2025/08/19 16:20:29			
終了時刻	2025/08/19 16:25:12			
機種名	BA-6TE			
シリアルナンバー	T2400119			
日付	時刻	サンプルID	計量値	コメント(無効にした理由)
2025/08/19	16:21:32	01	786.251 mg	
2025/08/19	16:22:35	02	786.251 mg	
2025/08/19	16:23:36	03	786.249 mg	
2025/08/19	16:24:42	04	786.253 mg	

価格

型名	品名	標準価格 (税抜)	商品コード	JANコード
WS0001	A&D SeCUR用USB dongle	¥300,000	WS0001	4981046792677

※継続利用には上記ライセンスキー（専用USB dongle）が必要となります。

対応機種（動作確認済み）

- BA-T/BAシリーズ
- BH-T/BHシリーズ
- BMシリーズ
- GHシリーズ
- GRシリーズ
- GX-A/GF-Aシリーズ
- GX-AWP/GF-AWPシリーズ
- GX-M/GF-Mシリーズ
- GX-L/GF-Lシリーズ
- FZ/FXシリーズ
- FZ-WP/FX-WPシリーズ
- EK-iシリーズ

今すぐお試しください！

7日間の無料トライアル（ライセンスキー不要）
継続利用にはライセンスキー（USB dongle）を
ご購入ください。
ダウンロードはこちら →
<https://link.aandd.jp/ADSeCUR>

推奨PC環境

- OS：Windows 10 Pro（1903以降）またはWindows 11 Pro
- 画面解像度：1920×1080（FHD）、スケーリング100%
- 接続ポート：RS-232C、USB、またはEthernet

AND 株式会社 エーアンドディ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129

札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759

仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052

宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166

東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117

東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232

静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955

名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769

大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901

広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058

福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口

通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は

0120-342-043

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9：00～12：00／13：00～17：00）



安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2025年12月現在 のものです。

※本カタログは事業者向けです。

*ADSeCUR-ADJT-00-AD1