

NEW

ピペット容量管理の確かな基盤。

BH-014は、BH-T/BHシリーズのセミマイクロ／分析天びんに対応した、重量法（グラビメトリック法※）に基づくピペット容量テスターキットです。

ISO 8655はもちろん、社内基準による試験・管理にも対応し、安定した測定と効率的な運用を実現します。



簡便に、確実に。ピペット容量管理に必要なツールを一式に集約。

- ✓ 専用ソフトWinCT-Pipetteにより質量値から容量を自動換算
- ✓ 湿度保持容器で蒸発の影響を低減
- ✓ 計量容器内の吸水材がチップ先端の液残りを抑制
- ✓ ISO 8655および任意規格に基づく合否判定に対応
- ✓ A&DフラッグシップモデルBH-T/BHシリーズ専用設計

※ピペットから吐出した純水の質量を測定し、その値から容量を算出する試験方法。



こちらのQRコードより、BH-T/BH
シリーズの詳細をご覧いただけます。


持ち運びに便利な専用キャリングケース付き



- 水温計（ケース付き）
- 水温計ホルダ
- 湿度保持容器およびキャップA/B
- 湿度保持容器ベース
- 5 mL 計量容器（吸水材入り）× 2
- 30 mL 計量容器（吸水材入り）× 2
- 5 mL 容器ホルダ
- 30 mL 容器ホルダ
- 試験液容器
- WinCT-Pipette (CD-ROM)

容量レンジ別 推奨天びん・テスターの組み合わせ

公称容量	最大許容誤差				必要な天びん 分解能
	系統誤差 (正確さ)		偶然誤差 (再現性)		
μL	±%	±μL	±%	±μL	mg
1	2.5	0.025	2	0.02	0.001
2	2.5	0.05	2	0.04	
5	2.5	0.125	1.5	0.075	
10	1.2	0.12	0.8	0.08	0.01
20	1	0.2	0.5	0.1	
50	1	0.5	0.5	0.25	
100	0.8	0.8	0.3	0.3	0.1
200	0.8	1.6	0.3	0.6	
500	0.8	4	0.3	1.5	
1000	0.8	8	0.3	3	
2000	0.8	16	0.3	6	
5000	0.8	40	0.3	15	0.1
10000	0.6	60	0.3	30	

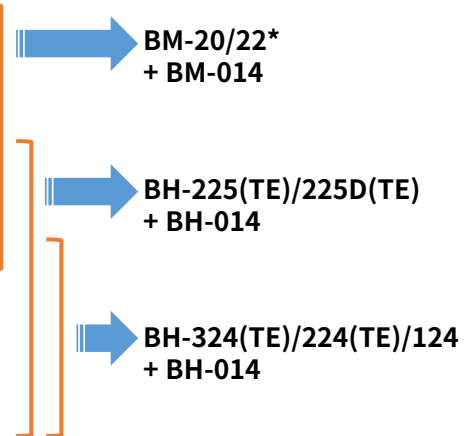

※ ISO 8655-2:2022 Table 1（シングルチャンネルピペット）に基づく、公称容量（100%設定時）の最大許容誤差

*BMシリーズのマイクロ（ミクロ）天びん

■ オプション

- AX-PT-01 5 mL 計量容器（吸水材入り）× 5
- AX-PT-02 30 mL 計量容器（吸水材入り）× 5
- AX-PT-03 吸水材（5 mL 計量容器用）× 5
- AX-PT-04 吸水材（30 mL 計量容器用）× 5

AND 株式会社 **エーアンド・ティ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129

札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759

仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052

宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166

東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117

東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232

静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955

名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769

大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901

広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058

福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口

通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は

0120-342-043

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）



安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2026年3月 のものです。
※本カタログは事業者向けです。 ※BH-014-ADJT-00-AD1-263000