

分析電子天びん：スタンダードモデル FZ/FXシリーズ

A&D
A&D Weighing



FZ-254



FX-323



FX-5202

FZ：分銅内蔵タイプ（12機種）
FX：ベーシックタイプ（12機種）

- 最小表示：0.1 mg～0.01 g
- ひょう量：120 g～5200 g
- 堅牢なボディ：上ケース-アルミダイキャスト
：下ケース-ステンレススチール
- 省スペース設計：コンパクトで扱い易いB5サイズ
- 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
- g（グラム）、pcs（個数）、%、ct（カラット）
mom（もんめ）の計量モード

高精度 × 高コストパフォーマンス
＝分析の現場に、理想の天びんをご提案

分析天びんの精密さと経済性を両立し、研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場で信頼される性能を、お手元に届きやすい価格で

0.1 mg～1 mgの計量を行う場合、空気のわずかな対流でも計量精度に影響を与えます
FZ FXシリーズ用に大型風防と小型風防を用意しました

大型風防：最小表示0.1 mgのFZ / FX各モデルに標準付属（FZ-104/154/254/254D、FX-104/154/254/254D）
小型風防：FZシリーズの最小表示1 mg以上のすべてのモデルに標準付属（FZ-123～FZ-5202）
FXシリーズの最小表示1 mgモデルに標準付属（FX-123～FX-323）

- ・各風防はオプションとしても販売しております。全モデル、大型風防、小型風防を装着可能。
- ・大型風防、小型風防ともにワンタッチで取り外しが可能なので、グローブボックス内など狭い環境での使用の際に便利です

生産ラインの組み込み時に ISD：衝撃検出機能（Impact Shock Detection）【特許取得済】

計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせします
例）ワーク中の衝撃の度合いを簡単にチェック ⇒ 設置時の作業効率アップ
天びん使用時の衝撃による故障、スパンずれの回避



セキュリティ面の機能を搭載 パスワード機能、キーロック機能


パスワード機能：ユーザーごとにパスワード設定（最大11名）、管理者のみにパスワード設定の2つの方法を選択可能
キーロック機能：PC、PLCなどから完全制御させるのに便利なキーロック機能は、天びんが外部機器（PCなど）からのコマンドによってのみ 操作可能になります

統計計算機能：データ数、合計値、最大値、最小値、範囲（最大値－最小値）、平均値、標準偏差、変動係数、相対誤差を表示します

比重測定機能：固体または液体の比重を計算して表示・出力 別売の比重測定キットAD-1654を利用可能です

天びんの内部設定を簡単に確認～変更可能なアプリ、WinCT-ParamSet対応

天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能
・天びんが今、どういう設定になっているか確かめたい
・複数台の天びんを全て同じ設定にしたい
・アプリケーションによって、違う設定を使い分けたい
このような用途に最適です

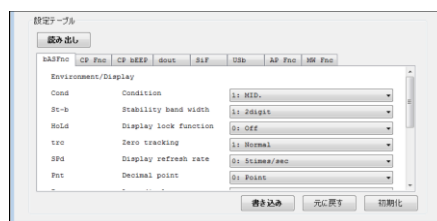

時計機能（FZシリーズのみ）：GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能です

床下ひょう量：床下ひょう量金具を標準装備しています

オートパワーオン・オフ機能：内部設定でオン・オフの選択可能です（PLC等からのコマンドでも可）

Bluetooth®通信インタフェース：オプションGXA-27JA装着で可能です

A&D Company, Ltd.

■ 共通仕様

内容	0.1 mg 表示モデル	1 mg (0.001 g) 表示モデル	0.01 g表示モデル
計量皿寸法	φ90 mm	φ130 mm	φ150 mm
本体質量	FZ シリーズ 約 3.9 kg FX シリーズ 約3.5 kg	FZ シリーズ 約 3.0 kg (FZ-WP シリーズ 約 3.2 kg) FX シリーズ 約2.5 kg (FX-WPシリーズ 約2.7 kg)	
電源	ACアダプタ AX-TB248 (標準付属)		
時計機能	FZシリーズに搭載		
表示モード	g (グラム)、mg (ミリグラム ※0.1mg 表示モデルのみ) pcs (個数)、% (パーセント)、 ct (カラット)、mom (もんめ)、DS (比重)		

■ 仕様

ひょう量		102 g	152 g	252 g	252 g
最小表示		0.1 mg			0.1 mg(0～62 g)、0.001 g(62 g～)
FZ	型名	FZ-104	FZ-154	FZ-254	FZ-254D
	標準価格	¥128,000	¥138,000	¥148,000	¥128,000
	商品コード	FZ104-JA	FZ154-JA	FZ254-JA	FZ254D-JA
	JANコード	4981046394208	4981046394185	4981046394178	4981046394246
FX	型名	FX-104	FX-154	FX-254	FX-254D
	標準価格	¥118,000	¥128,000	¥138,000	¥118,000
	商品コード	FX104-JA	FX154-JA	FX254-JA	FX254D-JA
	JANコード	4981046394406	4981046393997	4981046102285	4981046394017

ひょう量		122 g	220 g	320 g	520 g
最小表示		0.001 g			
FZ	型名	FZ-123	FZ-223	FZ-323	FZ-523
	標準価格	¥84,000	¥89,000	¥94,000	¥104,000
	商品コード	FZ123-JA	FZ223-JA	FZ323-JA	FZ523-JA
	JANコード	4981046394284	4981046394277	4981046394260	4981046394253
FX	型名	FX-123	FX-223	FX-323	FX-523
	標準価格	¥64,000	¥69,000	¥74,000	¥84,000
	商品コード	FX123-JA	FX223-JA	FX323-JA	FX523-JA
	JANコード	4981046394055	4981046394048	4981046394031	4981046394413

ひょう量		1220 g	2200 g	3200 g	5200 g
最小表示		0.01 g			
FZ	型名	FZ-1202	FZ-2202	FZ-3202	FZ-5202
	標準価格	¥84,000	¥89,000	¥94,000	¥104,000
	商品コード	FZ1202-JA	FZ2202-JA	FZ3202-JA	FZ5202-JA
	JANコード	4981046394321	4981046394314	4981046394307	4981046394291
FX	型名	FX-1202	FX-2202	FX-3202	FX-5202
	標準価格	¥64,000	¥69,000	¥74,000	¥84,000
	商品コード	FX1202-JA	FX2202-JA	FX3202-JA	FX5202-JA
	JANコード	4981046394109	4981046394093	4981046394086	4981046394079

 株式会社 **イー・アンド・ティ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129
札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166
東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769
大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は  **0120-342-043**
受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9：00～12：00／13：00～17：00）

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。