

検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん

GX-M-Kシリーズ (A&D Apollo)

A&D
A&D Weighing



■測定方式：電磁平衡式

■豊富なインタフェースを備えた新しいA&D Apollo大容量
GX-M-Kシリーズ

■gモード、kgモードの精度等級

1級：GX-8202M-K、GX-10202M-K

2級：GX-12001M-K、GX-22001M-K、GX-32001M-K

➤ワイドセクション

「目量0.1g/ひょう量8.2kg」～「目量1g/ひょう量32.2kg」まで全5モデル


➤洗える安心防塵・防水等級IP65

粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65
計量皿・皿受けは勿論のこと、本体フレーム後部も取り外せる
ので、清掃・洗浄が簡単に実施できます



➤衝撃に対する安心

ショックアブソーバー機構付き計量皿 計量皿裏面にショックアブ
ソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造

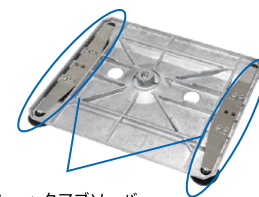

ショックアブソーバー

➤天びんを安心して使用するために

ISD：衝撃検出機能（Impact Shock Detection）【特許取得済】

設置時の作業効率アップ・設置後の天びんの故障を防ぐ

衝撃レベルの警告表示＋ロギング機能：衝撃レベル3、4を記録（50データ）



衝撃なし



レベル 1



レベル 2



レベル 3



レベル 4

➤天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に

ECL：電子制御荷重（自己点検）機能（Electronically Controlled Load）【特許取得済】

エー・アンド・デイ独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し
性を算出わずか90秒で完了



➤ポンプ流量など液体の計量に

FRD：流量測定機能（Flow Rate Display）【特許取得済】

荷重の変化を「流量」として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能

仕様

型名	GX-8202M-K	GX-10202M-K	GX-12001M-K	GX-22001M-K	GX-32001M-K
精度等級(g/kg時)	1級		2級		
ひょう量	8.2kg	10.2kg	12.2kg	22.2kg	32.2kg
目量	0.1g		1g		
補助表示	0.01g		0.1g		
使用範囲	1g～8.2kg	1g～10.2kg	5g～12.2kg	5g～22.2kg	5g～32.2kg
表示単位	検定対象	g(グラム)、kg(キログラム)、ct(カラット)、mom(もんめ)			
	検定対象外	pcs(個数)、%(パーセント)			
標準価格	¥200,000	¥240,000	¥170,000	¥210,000	¥290,000

オプション

型名	品名	標準価格	商品コード	JANコード
GXM-04	コンパレータ出力（リレー・ブザー付き）/接点入力（※1）（※2）	¥ 25,000（税抜価格）	GXM-04	4981046306140
GXM-06	アナログ電圧出力（0-1Vまたは0.2-1V）（※1）	¥ 30,000（税抜価格）	GXM-06	4981046306157
GXK-012	動物計量皿	¥ 43,000（税抜価格）	GXK-012	4981046609623
GXK-015	キャリングケース	¥ 40,000（税抜価格）	GXK-015	4981046609630
AX-GXK-31	簡易風防（ひょう量8～10kgモデルに標準付属）	¥ 10,000（税抜価格）	AX-GXK-31	4981046609654
AX-KO2737-500JA	RS-232C防水ケーブル（5m D-Sub9Pメス-メス）	¥ 20,000（税抜価格）	AX-KO2737-500JA	4981046612357
AX-KO5465-180	USBケーブル A-ミニBタイプ 1.8m（標準付属品）（※3）	¥ 1,000（税抜価格）	AX-KO5465-180	4981046155915
AX-073007197-S	表示部保護カバー（5枚セット）	¥ 3,000（税抜価格）	AX-073007197-S	4981046609647
AX-SW137-PRINT	プリント用フットスイッチ（※4）	¥ 10,000（税抜価格）	AX-SW137-PRINT	4981046130707
AX-SW137-REZERO	リゼロ用フットスイッチ（※4）	¥ 10,000（税抜価格）	AX-SW137-REZERO	4981046130790
AD-8127	マルチプリンタ	¥ 65,000（税抜価格）	AD8127	4981046149945
AD-8126	ミニプリンタ	¥ 48,000（税抜価格）	AD8126	4981046608718
AD-1612	ブザー付きコンパレータライト（※5）	¥ 28,000（税抜価格）	AD1612-JA	4981046157247
AX-TB248	ACアダプタ（標準付属品）	¥ 3,500（税抜価格）	AX-TB248	4981046609241

（※1）標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着します。GXM-04またはGXM-06装着時は非防水仕様になります

（※2）音量：約65dB（本体正面1mからの測定時）

（※3）天びん側は防水仕様です

（※4）コンパレータ出力GXM-04が必要です。

（※5）GXM-04とAD-1612を接続するためのケーブルが必要です

動物計量皿
GXK-012



キャリングケース
GXK-015



簡易風防
AX-GXA-31



Discover Precision

AND株式会社エーアンド・デー

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
■静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 22年5月 現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。

*GX-M-K-ADJT-01-AD1-225000