

検定付き 分銅内蔵型電子天びん GX-A-K A&D Apolloシリーズ



GX-203A-K
小型風防付属



GX-2002A-K

目量0.01g~
分銅内蔵なのでいつでも高精度計量

測定方式：電磁平衡式

精度等級 2級

目量 0.01g： 4モデル

目量 0.1g： 4モデル

目量 1g： 1モデル

便利な機能

- ・新開発のセンサ方式 Smart SHS®
Smart Super Hybrid Sensorにより、高速応答・高分解能の実現
- ・生産ラインの組み込み時に
ISD：衝撃検出機能（Impact Shock Detection）【特許取得済】
計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
- ・ポンプ流量など液体の計量に
FRD：流量測定機能（Flow Rate Display）【特許申請中】
荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 ※取引・証明用には使用できません
- ・天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に
ECL：電子制御荷重（自己点検）機能（Electronically Controlled Load）【特許取得済】
エー・アンド・デイ独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出
わずか90秒で完了

製品ページ/動画の
詳細はコチラ



特徴

2ch出力標準装備、PCとプリンタ・PLC・外部表示器など、2ch同時接続が可能

- ・RS-232Cインタフェース（D-Sub9Pオス）
- ・USBインタフェース（ミニBタイプ）、USBケーブル（1.8m）付属

パスワード機能

- ・天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能
- ・天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベルの2段階

統計演算：計量値を統計処理し、結果を表示・出力

比重測定機能 固体または液体の比重を計算して表示・出力

- ・別売の比重測定キットを利用可能（GXA-13/目量0.01gモデル用）

UFC機能（Universal Flex Coms）：出力フォーマットを任意に設定することが可能

USBファンクション機能：内部設定で、一方向と双方向の切替が可能

- ・一方向（クイックUSB）：ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力
- ・双方向通信：データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能

床下ひょう量：床下ひょう量金具を標準装備

表示モード：・検定対象：g（グラム）/ct（カラット）/mom（もんめ）GX-6001A-Kはg（グラム）のみ検定対象です

- ・検定対象外：pcs（個数）/%（パーセント）

オートパワーオン・オフ機能：内部設定でオン・オフの選択可能（PLC等からのコマンドでも可）

風袋値記憶機能：電源オン時の表示値は「ゼロ表示」または「前回の計量値を表示」のいずれかを選択可能。

- ・ゼロ表示：計量作業の効率アップ
- ・前回の計量値表示：停電時など電源が突然落ちた場合や計量皿にホッパーなどを取り付け、排出計量中に電源を切る必要がある際などに便利

仕様

精度等級	2級			
型名	GX-203A-K	GX303A-K	GX-403A-K	GX-603A-K
ひょう量	220g	320g	420g	620g
目量	0.01g			
補助表示	0.001g			
使用範囲	0.02g~220g	0.02g~320g	0.02g~420g	0.02g~620g
表示単位	検定対象	g(グラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)		
	検定対象外	pcs(個数) / %(パーセント)		
標準価格(税抜)	¥104,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000
JANコード	4981046305341	4981046305334	4981046305327	4981046305310
商品コード	GX203A-K	GX303A-K	GX403A-K	GX603A-K

型名	GX-2002A-K	GX-3002A-K	GX-4002A-K	GX-6002A-K	GX-6001A-K
ひょう量	2200g	3200g	4200g	6200g	6200g
目量	0.1g				1g
補助表示	0.01g				0.1g
使用範囲	0.5g~2200g	0.5g~3200g	0.5g~4200g	0.5g~6200g	5g~6200g
表示単位	検定対象	g(グラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)			g(グラム)
	検定対象外	pcs(個数) / %(パーセント)			
標準価格(税抜)	¥104,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥108,000
JANコード	4981046305396	4981046305389	4981046305372	4981046305365	4981046305358
商品コード	GX2002A-K	GX3002A-K	GX4002A-K	GX6002A-K	GX6001A-K

オプション

型名	品名	標準価格(税抜)
GXA-10	大型ガラス風防(全モデル)	¥28,000
GXA-12	動物計量皿キット(GX-203A-Kを除く)	¥15,000
GXA-13	比重測定キット(目量0.01gモデル用)	¥50,000
AX-GXA-31	表示部保護カバー5枚セット	¥3,800
AX-K05465-180	USBケーブル(A-ミニBタイプ)1.8m(標準付属品)	¥1,000
AD-8127	マルチプリンタ	¥65,000
AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000
AD-8920A	外部表示器	¥12,000
AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000
AD-8529PC-W	Bluetooth®コンバータ PC接続用	¥26,000
AD-8529PR-W	Bluetooth®コンバータ プリンタ接続用	¥26,000
AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500
AXP-4008166	アクリル風防ユニット(目量0.01gモデル用 / 標準付属品)	¥3,200

製品ページは
コチラ



Discover Precision

AND 株式会社 **エーアンド・デー**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2021年 10月 現在のものです。

GX-A-K-ADJC-02-AD1-21a000