

ピペット容量テスター：PTシリーズ用 吸水材

AX-PT-01、AX-PT-02、AX-PT-03、AX-PT-04

取扱説明書

概要


- ピペットで試験液を排出する時、計量容器内の吸水材を利用することでチップ先端に水滴を残さず、精度良く容量テストを行なうことができます。
※チップ先端に水滴が残ると容量テストの大きな誤差要因となります。

製品構成

製品名	構成内容
AX-PT-01	5 ml 計量容器(吸水材入り) 5個
AX-PT-02	30 ml 計量容器(吸水材入り) 5個
AX-PT-03	吸水材(5 ml 計量容器用) 5個
AX-PT-04	吸水材(30 ml 計量容器用) 5個

使用方法

- 図のように吸水材を筒状に丸め、容器の壁に沿うように入れた状態で使用します。
- 吸水材からの水分の蒸発量を安定させる為、計量前に5 ml 計量容器は約600 μ l、30 ml 計量容器は約4000 μ l に吸水材を湿らせておくことをお勧めします。
- 吸水材にチップ先端をつけて排出することにより、チップ先端に残りやすい水滴を吸い取ります。
- 吸水材は洗浄して繰り返し使用することができます。
- 吸水材は汚染性の少ない材料(RoHS 対応品)が利用されていますので、安心してお使いください。

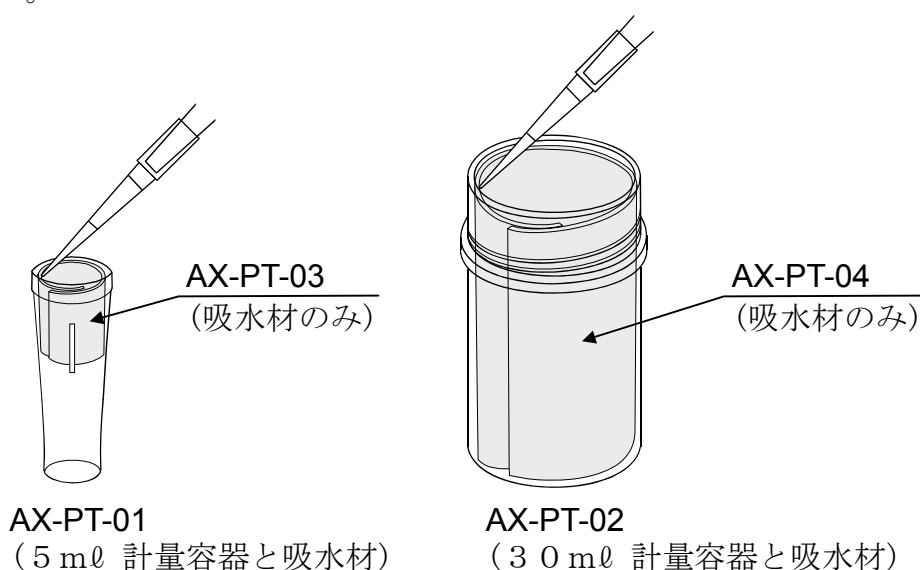

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14
(ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 5F)
TEL. 03-5391-6126 FAX. 03-5391-6129