


AX-KO3285-320 取扱説明書

1. はじめに

AX-KO3285-320 は、通信用ケーブルで、片側は D-Sub (9 ピン メス型) が付いていますが、反対側はケーブルのままとなっています。

RS-232C インタフェースとパソコン・プリンタ等の接続が容易に行えます。

2. 外観

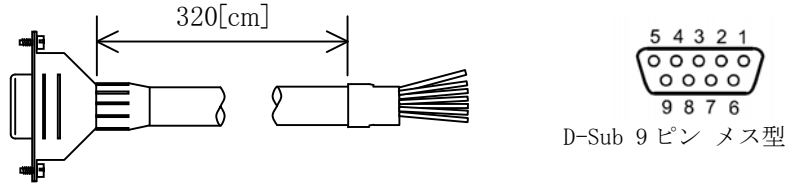


3. 仕様

項目	AX-KO3285-320
使用ケーブル	6 芯シールドケーブル
ケーブル長	320 cm
ケーブル外径	約 φ 7 mm
D-Sub コネクタ	9 ピン メス型
スクリューロックネジ	No. 4-40UNC (インチネジ)
接続	D-Sub ケーブル
	ケース _____ 黒(熱収縮チューブ)
	1 _____ 茶(DCD)
	2 _____ 赤(RxD)
	3 _____ 黒(TxD)
	4 _____ 黄(DTR)
	5 _____ 緑(GND/SG)
	6 _____ 青(DSR)
	7 _____ 8 番と接続 *
	8 _____ 7 番と接続 *
9 _____ 無接続	
* ケーブル内で接続	

4. 接続例

接続する機器の信号を確認して接続してください。

端子台を用いる製品と本ケーブルの接続例です。

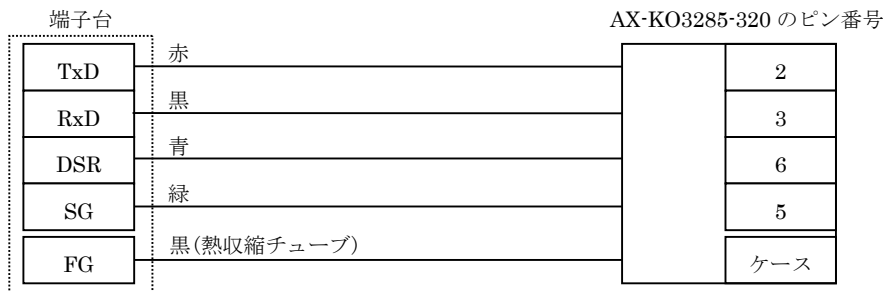

5. 使用上の注意

- 1) 接続する機器の信号を確認して接続してください。
- 2) 芯線の長さは接続する機器により適度な長さに調節してください。
- 3) 接続しない芯線がある場合には、他の部分に接触しないよう末端を処理してください。

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

お客様相談センター

電話 0120-514-019

通話料無料