


## 個数計 GC とラベルプリンタ AD-8128A のセット

### SA1186 および SA1187 について

GC と AD-8128A を接続してすぐに使用できるように設定済です。  
そのため、GC および AD-8128A の設定変更は不要です。

#### 接続・印字手順

- AD-8128A にプリンタ用紙をセットします。  
プリンタ用紙の取り付けは、AD-8128A 取扱説明書「5. 用紙の取り付け」を参照してください。
- GC と AD-8128A をケーブルで接続します(下図参照)。

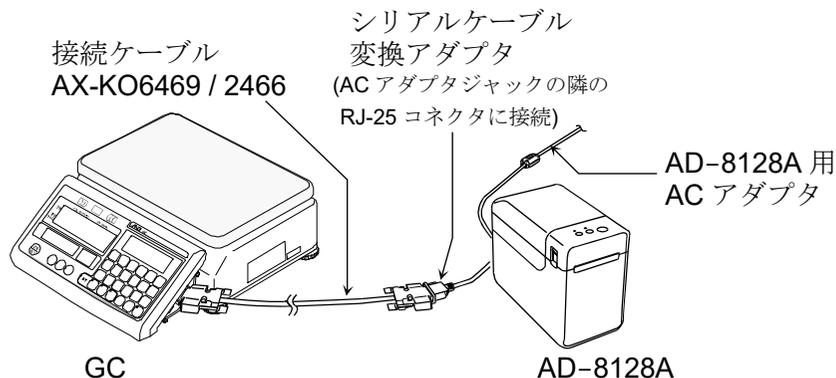


- GC と AD-8128A の電源をそれぞれ入れます。
- GC の **印字** キーを押すと、AD-8128A のプリンタ用紙に印字されます。  
SA1186 は 3 行印字、SA1187 は 5 行印字します。

#### 印字例

SA1186 3 行印字

SA1187 5 行印字

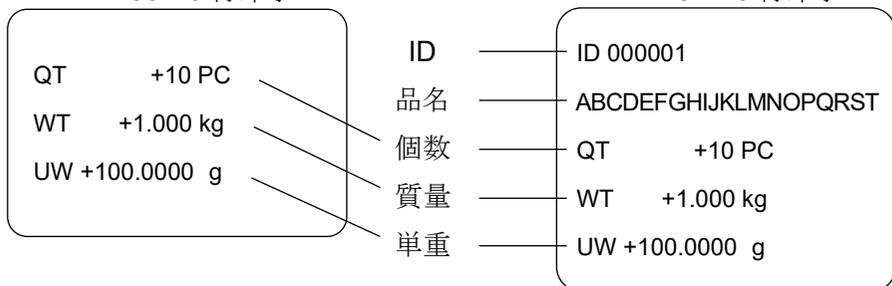

品名が未登録の場合、品名部分は空欄になります。

#### 個数計 GC の内部設定について

SA1186 および SA1187 では、GC の以下の内部設定が通常の工場出荷時設定と異なります(ラベルプリンタ印字用に設定してありますので、変更せずにそのままご使用ください)。

詳細は GC の取扱説明書「13.2. 内部設定一覧」を参照ください。

内部設定		設定値	
F-06-02 出力項目	SA1186	0111	個数、質量、単重
	SA1187	1111	ID、品名、個数、質量、単重
F-06-05 データ長、パリティ		2	8 ビット、パリティなし
F-06-06 データフォーマット		1	DP モード

その他の内部設定は、通常の GC の工場出荷時設定と同様になります。  
内部設定の変更については以下を参照してください。

「F-06-01 データ出力モード」は使用状況に応じて変更可能です。

- 0: キーモード A モード(安定時に **印字** キーで出力)
- 1: オートプリント A モード(基準=ゼロ点)
- 2: オートプリント B モード(基準=前回の安定値)
- 4: キーモード B モード(即時データ出力)
- 5: キーモード C モード(安定時データ出力)
- 6: オートプリント C モード(オートプリント A モードかつ比較 OK 時)
- 7: オートプリント D モード(オートプリント B モードかつ比較 OK 時)

「F-06-10 比較結果の付与」の機能オン、「F-05-X コンパレータ機能」を設定した場合、比較対象のヘッダー部分(QT/WT)が比較結果となります。

#### お客様相談センター

電話 **0120-514-019** 通話料無料

受付時間：9:00~12:00、13:00~17:00、月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)  
都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂くことがありますのでご了承ください。

**AND** 株式会社 **エーアンド・デイ**