

GP-16 AD-8127 用プリンタ台 取扱説明書



本プリンタ台は、A&D製の天びんGPシリーズにプリンタ AD-8127 を装着搭載する時に使用する専用プリンタ台です。

適応機種

GP-12K、GP-20K、GP-30K、GP-32K、GP-40K、GP-60K、GP-61K、GP-100K、GP-102K
GP-30KS、GP-32KS、GP-60KS、GP-61KS、GP-100KS

プリンタ及び専用台の取付け方

- 手順1** 表示器ケース右側裏の2ヶ所のネジを外します。
- 手順2** オプション部のカバー、カバーゴムを外します。
- 手順3** プリンタ台を付属のネジ (M4×15W セムス) で表示器下ケースに固定します。
- 手順4** プリンタ台にプリンタ (AD-8127) を前側から載せ、フックを広げながら挿入します。
- 手順5** RS-232C ケーブル (AX-KO2116-090) の25ピン側を表示器ユニットに、9ピン側をプリンタのRS-232C コネクタに取り付けます。
- 手順6** ケーブルは、図のように長さを調整して付属のケーブルクランプで表示器アームに取り付けます。
- 手順7** 天びんとプリンタのACアダプタケーブルを一緒にケーブルクランプで留めます。

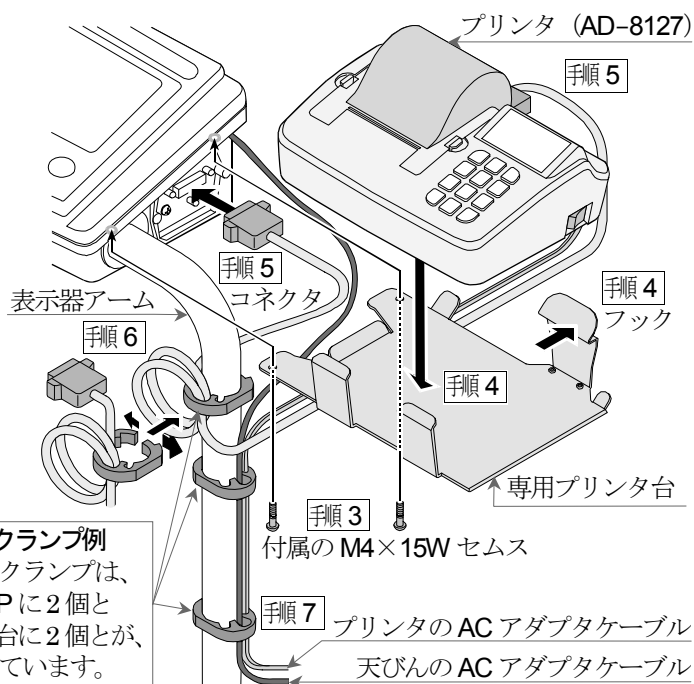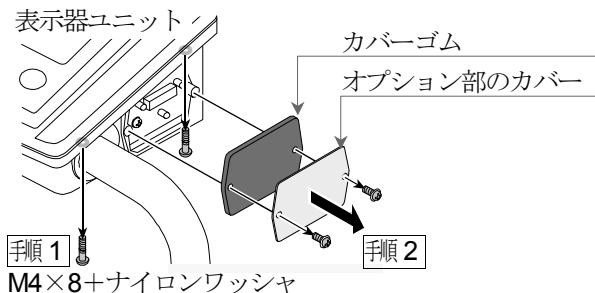

注意 オプション部のカバー、カバーゴムを外した天びんは、プリンタを含め防塵・防滴仕様にはなりません。

梱包内容

構成部品	数量
GP-16 AD-8127 用プリンタ台	1
ケーブルクランプ	2
M4×15W セムス	2
取扱説明書 (本書)	1

