

# Win Data Logger for AD-5324 / 5325 Ver.2.00

データロガー用データ通信ソフトウェア  
(Windows 7 / 8.1 / 10 用)  
セットアップ取扱説明書

1WMPD4001404B

## ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- 弊社では、本機の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求については、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

© 2013 株式会社エー・アンド・デイ  
株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行うことはできません。  
本書に記載されている商品名および社名は、日本国内または他の国における各社の商標または登録商標です。

## 1. 概要

Win Data Logger は、エー・アンド・デイ製データロガー (AD-5324 / 5325) の計測データを PC で処理するためのデータ通信ソフトウェア (Windows 7 / 8.1 / 10 用) です。本書は Win Data Logger のセットアップの方法、および取扱について記述します。Win Data Logger の使用方法は弊社ホームページの「Win Data Logger」の取扱説明書をご覧ください。

## 2. ソフトウェア使用許諾契約

- Win Data Logger の一部または全部を貸与、配布譲渡することはできません。
- Win Data Logger を株式会社エー・アンド・デイ (以下、弊社) に無断で複製することは禁じます。
- Win Data Logger は、予告なく仕様を変更することがあります。
- Win Data Logger の著作権は、弊社に帰属します。
- Win Data Logger は、弊社製データロガー (AD-5324 / 5325) のデータを PC で処理するために使用します。その他の目的では使用しないでください。
- Win Data Logger は、データロガー (AD-5324 / 5325) と接続する PC のハードディスクまたはその他記憶装置に限り、インストールして使用できます。
- 弊社は Win Data Logger または Readme の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性がある旨と告知された場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にソフトウェアやデータの損失の責任は一切負いません。

## 3. 準備するもの

- データロガー本体 : AD-5324 / 5325
- PC (ソフトウェア推奨動作環境)
  - OS : Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (日本語版)
  - CPU : Pentium 以上の CPU 搭載の機種を推奨
  - RAM : 256MB 以上のメモリを推奨
  - ハードディスク : 400MB 以上の空きが必要
  - CRT : 解像度 640×480 以上のディスプレイを推奨
  - COM ポート : USB ポート (USB 2.0 以上)
  - その他 : シリアルポートに空きがあること。  
マウスまたはそれに代わるポインティングデバイスが使用可能なこと。
- ケーブル
  - 専用 USB 通信ケーブル (AX-KO4141)

### 注意 :

- Win Data Logger セットアップの前に、万一の事態に備えて PC の重要なデータをバックアップしておいてください。
- AX-KO3149 に付属している RS232C-USB 変換アダプタは Windows 10 に対応していません。Windows 10 で USB 接続を行う場合は、AX-KO4141 をご使用ください。AX-KO3149 は、PC の RS232C ポートに直接接続する場合にご使用ください。

## 4. インストール

Win Data Logger と専用 USB 通信ケーブルドライバを PC にインストールします。

### 注意 :


- インストール作業中に停電したり、PC の電源を切ったりするとハードディスクの内容が破壊される可能性があります。
- インストールは、管理者権限のあるアカウントでログインしてから行ってください。なお、アカウント名に全角文字が含まれていると、インストールが出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- インストール時に表示される画面は、お使いの PC の OS や設定によっては表示が異なる場合があります。

### Win Data Logger のインストール

- 動作環境を満たしていることを確認して PC を起動します。
- 弊社ホームページ (https://www.aandd.co.jp/) より Win Data Logger Version2.00.zip をダウンロードします。
- 全てのアプリケーションを終了させます。

**注意 :** 他のアプリケーションおよび常駐プログラムが動作していると、正常にインストールできない場合があります。インストールするときには、必ずほかのアプリケーションおよび常駐プログラムを終了してください。


- Win Data Logger Version2.00.zip を解凍してフォルダを開き、Win Data Logger Version2.00.exe をダブルクリックします。

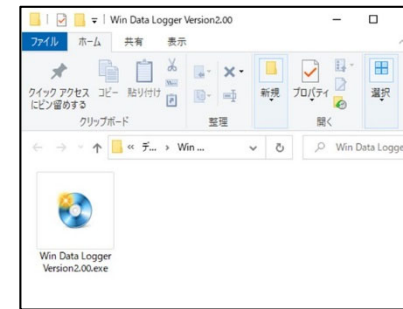

- Win Data Logger Setup Menu 画面で「インストール」をクリックします。




- 次の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

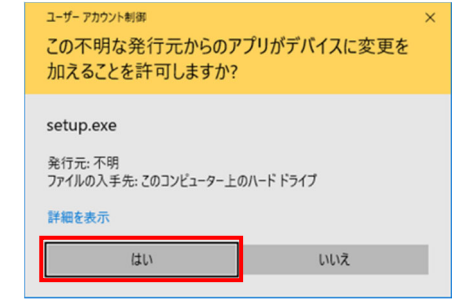


- 画面の内容を確認して、「Next >>」をクリックします。


**注意 :** ソフトウェアのインストール先を変更したい場合は、「Next >>」をクリックする前に「Browse...」をクリックして、インストール先を指定してください。

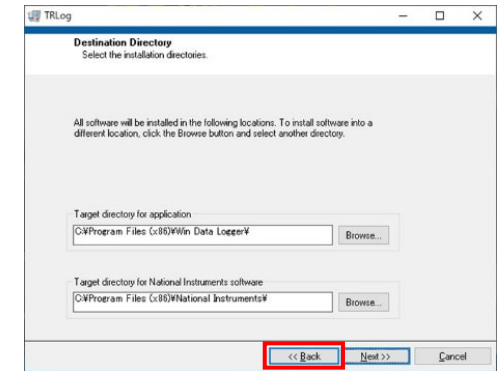


- 画面にソフトウェア使用許諾契約書が表示されますので、内容を確認して同意に問題が無ければ、「I accept the License Agreement.」を選択して、「Next >>」をクリックします。同意されない (「I do not accept the License Agreement.」を選択した) 場合、ソフトウェアのインストールはできません。

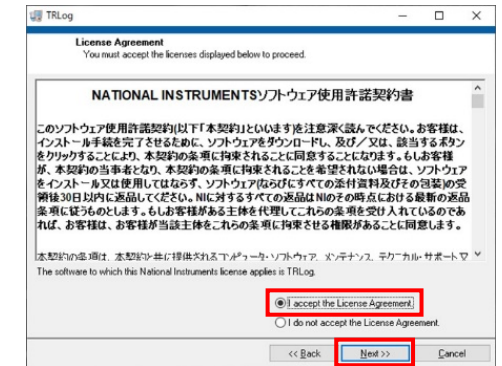


- ⑨ 画面に Windows の高速スタートアップ機能の解除を行うかの選択が表示されることがあります。Windows の高速スタートアップ機能を解除する場合は、マークをつけて「Next >>」をクリックします。

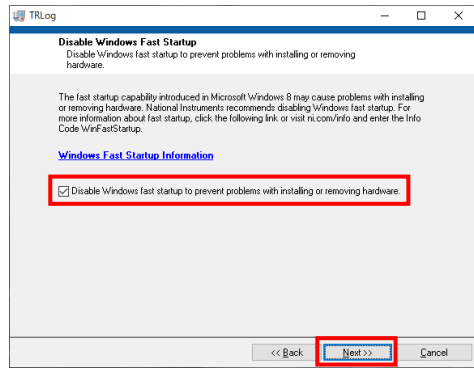

- ⑩ 画面の内容を確認して、「Next >>」をクリックします。

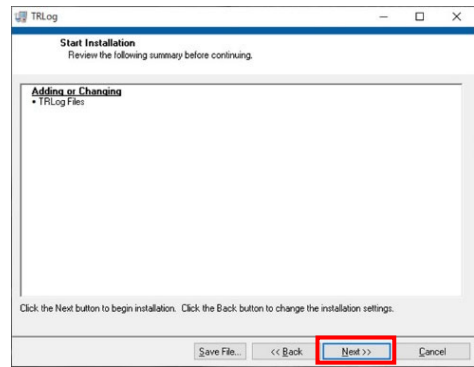

- ⑪ 次の画面が表示されたらインストール完了です。「Finish」をクリックします。

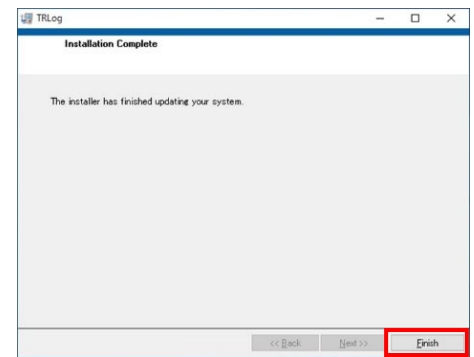

- ⑫ PC を再起動します。

**注意：**再起動をせずに Win Data Logger を起動させた場合、正常に動作しない場合があります。

## 専用USB通信ケーブルドライバのインストール


**注意：**

- 専用USB通信ケーブル (AX-K04141) を使用するには、ドライバーのインストールが必要です。
- 専用USB通信ケーブル (AX-K04141) のドライバーをインストールするときは、専用USB通信ケーブルとPCを接続せずにインストールしてください。

- ① Win Data Logger Version2.00.exe をダブルクリックします。
- ② 次の画面の「USB ドライバのインストール」をクリックします。



- ③ 次の画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

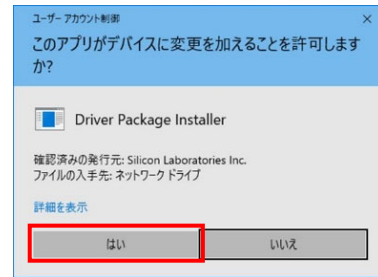

- ④ 画面の内容を確認して、「次へ >」をクリックします。




- ⑤ 次のウィンドウが表示されたらインストール完了です。「完了」をクリックします。



## 5. Win Data Logger の起動方法

[スタート]>[Win Data Logger]>[Win Data Logger Ver.2.00]を選択すると、Win Data Logger が起動します (次図参照)。Win Data Logger の使用方法は、Win Data Logger のメイン画面にある「ヘルプ」をクリックして表示されるヘルプをお読みください。

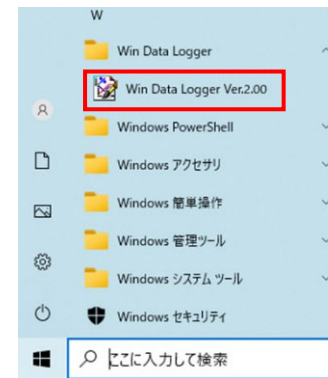

**注意：**


- 他社のデータロガーと接続した場合、Win Data Logger での動作は保証いたしません。
- PC 本体や Win Data Logger 以外のソフトウェアについては、各メーカーにお問い合わせください。
- 他のアプリケーションや常駐プログラムが動作している場合、または RS232C や USB を用いた他の通信機能付きのアプリケーションがインストールされている場合、ご使用の PC 環境によっては、Win Data Logger が正常に動作しない場合があります。

## 6. アンインストール

- ① コントロールパネルを開いて、「プログラムのアンインストール」をクリックします。
- ② 一覧から TRLog を選択して、「アンインストールと変更」をクリックします。



- ③ 次の画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

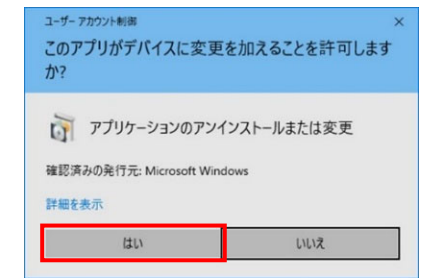

- ④ 次の画面で「はい」をクリックします。



- ⑤ アンインストールが完了すると、TRLog が一覧からなくなります。



- ⑥ コントロールパネルを閉じます。