

PAチップ適合表 ○がついているものは旧モデル MPAシリーズにも使用可能です

確認日 2021/03/05

| ピペット     | チップメーカー         | チップ型番                                    | 適合性 | 備 考                                        |
|----------|-----------------|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| PA-10/20 | Gilson          | D10                                      | ○   |                                            |
|          |                 | DL10                                     | ×   | 装着不可                                       |
|          | Eppendorf       | epT.I.P.S.スタンダード* 10uL用 (0030 000.811)   | ○   |                                            |
|          | Rainin          | RC-10 / RCC-10                           | ○   |                                            |
|          | Biohit          | Optifit Tips 0.1-10ul用                   | ○   |                                            |
|          | Thermo          | Finntip Flex 10                          | ○   |                                            |
|          | BRAND           | Pipette Tips 0.1-20ul用                   | ○   |                                            |
|          | ニチリョー           | 00-BMT-SS                                | ○   |                                            |
|          | QSP             | 101                                      | ○   |                                            |
|          |                 | 114                                      | ×   | 装着不可                                       |
|          | ワトソン            | 207C                                     | ○   |                                            |
|          | 日本ジェネティクス       | 37660                                    | ○   |                                            |
|          |                 | 10310                                    | ○   |                                            |
|          | Labcon          | 1038                                     | ○   |                                            |
|          | アズワン            | V-10RE                                   | ○   |                                            |
| PA-200   | Gilson          | D200                                     | ○   |                                            |
|          | Eppendorf       | epT.I.P.S.スタンダード* 200uL用 (0030 000.889)  | ○   |                                            |
|          | Rainin          | RC-250 / RCC-250                         | ○   |                                            |
|          | Biohit          | Optifit Tips 0.5-200ul用                  | ○   |                                            |
|          | Thermo          | Finntip Flex 200                         | ○   |                                            |
|          | BRAND           | Pipette Tips 2-200ul用                    | ○   |                                            |
|          | ニチリョー           | 00-BMT-SE                                | ○   | (チップイジェクタの高さ調整が必要)                         |
|          | QSP             | 110-NEW                                  | ○   |                                            |
|          |                 | 110-N                                    | ○   |                                            |
|          |                 | 110-B                                    | ○   |                                            |
|          | ワトソン            | 705Y                                     | ○   |                                            |
|          | 日本ジェネティクス       | FG-301RS                                 | ○   |                                            |
|          |                 | FG-302                                   | ○   |                                            |
|          |                 | 10340                                    | ○   |                                            |
|          | Labcon          | 1093                                     | ○   |                                            |
|          | アズワン            | V-200RNE                                 | ○   |                                            |
| PA-1200  | Gilson          | D1000                                    | △   | 1200uLの吸引ではチップホルダーに接液<br>1000uLの吸引であれば使用可能 |
|          | Eppendorf       | epT.I.P.S.スタンダード* 1000uL用 (0030 000.927) | ○   |                                            |
|          | Rainin          | RC-1000 / RCC-1000                       | ○   |                                            |
|          | Biohit          | Optifit Tips 10-1000ul用                  | ○   |                                            |
|          | Thermo          | Finntip Flex 1000                        | ○   |                                            |
|          | BRAND           | Pipette Tips 50-1000ul用                  | ○   |                                            |
|          | ニチリョー           | 00-BMT-L                                 | ○   |                                            |
|          |                 | 00-BMT2-LER                              | ○   |                                            |
|          | QSP             | 111                                      | ○   |                                            |
|          | ワトソン            | 706B                                     | ○   |                                            |
|          | 日本ジェネティクス       | 34760                                    | ○   |                                            |
|          | Labcon          | 1045                                     | ○   |                                            |
|          | Greiner Bio-One | 750251                                   | ○   |                                            |
|          | Greiner Bio-One | 750251                                   | ○   |                                            |
|          | アズワン            | V-1000RNE                                | ○   |                                            |
| PA-10000 | Gilson          | D10mL                                    | ○   | ※1                                         |
|          | Eppendorf       | epT.I.P.S.スタンダード* 10mL用 (0030 000.765)   | ○   |                                            |
|          | Rainin          | RC-10ML                                  | ○   | ※1                                         |
|          | Thermo          | Finntip 10mL                             | ×   | 装着不可                                       |
|          | BRAND           | Pipette Tips 1-10ml用                     | ○   | ※1                                         |
|          | ニチリョー           | 00-BMT2-Z                                | ×   | 装着不可                                       |
|          | QSP             | 097                                      | ○   | ※1                                         |
|          | ワトソン            | 409C                                     | ○   | ※1                                         |
|          | Axygen          | T-10ML-C                                 | ○   | ※1                                         |

※1 2019年3月以前生産のMPA-10000はイジェクターでチップの取り外しができません

適合性

|        |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ : 適合 | チップ装着、イジェクト問題、吸引・排出で問題なし<br>精度については、A&D標準チップとの比較で±1.5%以内(最大容量にて)であることを確認<br>(PAの容量校正機能により、より精度を高めることも可能) |
| △ : 注意 | 使用する容量に制限あり                                                                                              |
| ×      | 装着不可ほか                                                                                                   |

※適合性は、弊社にて確認した結果であり、将来的に保証するものではありません。適合表を参考に、お手持ちのチップにてご確認願います。