

MPBチップ適合表

2019.04.24

ピペット	チップメーカー	チップ型番	適合性	備考
MPB-200-8	Gilson	D200(F171300)	○	
	Eppendorf	epT.I.P.S.スタンダード 200uL用 (0030073061)	○	
	Biohit	Optifit Tips 0.5-200ul用	×	緩い勤合
	Thermo	Finntip Flex 200	×	緩い勤合
	BRAND	Pipette Tips 2-200ul用	○	
	ニチリョー	00-BMT-SER	○	
	QSP	110-NEW	○	
		110-N	○	
		110-B	○	
	BM機器	WF200-RS	○	
ワトソン (WATSON)	705Y	○		
Labcon	1093マイクロラック	○		
MPB-1200-8	Gilson	D1000	△	1200uLの吸引ではチップホルダーに接液します 1000uLの吸引であれば使用可能
	QSP	T112XLR/XLRS	○	
		W1000-RS	○	
	BM機器	WF1000-RS	○	連続分注では、1200μL吸引するとフィルタに摂液 します 1000μLの吸引まで使用可能
	Watson	806C	○	
	Eppendorf	0030 073 100	×	装着不可
	sartorius	Optufit tip 1200uL	×	装着不可
	Lavcon	1045	×	装着不可

適合性

○ : 適合	チップ装着、イジェクト問題、吸引・排出で問題なし 精度については、A&D標準チップとの比較で±1.5%以内(最大容量にて)であることを確認 (MPBの容量校正機能により、より精度を高めることも可能)
△ : 注意	使用する容量に制限あり
× : 不適合	装着不可ほか

※適合性は、弊社にて確認した結果であり、将来的に保証するものではありません。適合表を参考に、お手持ちのチップにてご確認願います。