

検定付き台はかり HV-C-K とマルチプリンタ AD-8127 を接続する時の注意点

検定付の HV-C-K シリーズは、データ出力フォーマットが異なるため、AD8127 の設定をダンプ印字モードに変更し使用して下さい(風袋引使用時にはダンプ印字モード以外の印字モードでは印字されません)

設定方法

① プリンター AD8127 の印字モードの変更

印字モードを「ダンプ印字モード(DUMP)」に設定して下さい

AD8127 の [3] キーを押すと、印字モード設定に入ります

[6] または [9] キーにて「DUMP」を表示し、[ENT] キーを押して下さい

以上にて設定完了です

② 印字データに日付・時刻の付加をする場合

HV-C-K の取扱説明書を参照し、内部設定の出力モードにて日付・時刻付加の設定を行います

日付・時刻付加「Std1」または「Std2」を 1～3 に設定して下さい

1: 時刻印字

2: 日付印字

3: 日付・時刻を印字

(日付・時刻データは AD8127 の機能を使用、日時・時刻の設定は AD8127 にて行います)

上記設定では AD8127 「ダンプ印字モード(DUMP)」を使用いたしますので 以下の制限事項があります

・統計演算機能を使用することはできません

No.1, No.2・・・データナンバーを付加しての印字

データ数、合計、その他統計演算値の印字

・風袋引使用時には、正味値＋風袋値がセットにて印字されます

N, +0010.345 kg

T, +0002.000 kg

・風袋引を使用していない計量値の印字例 ST,+0012.345 kg

プリンター AD8121B でも同様に MODE3 (ダンププリントモード) に変更して下さい