


AD-1688 のフォーマット方法


「AD-1688.csv」 ファイルをパソコンにコピーするとエラーメッセージが表示される場合、フォーマットを行ってください。フォーマットを行うと今まで記録されていたデータは全て消去されます。

以下では Windows 10 でのフォーマット手順を示します。

1. AD-1688 を PC に接続します。
2. AD-1688 の USB ドライブを右クリックし、「フォーマット」をクリックします。

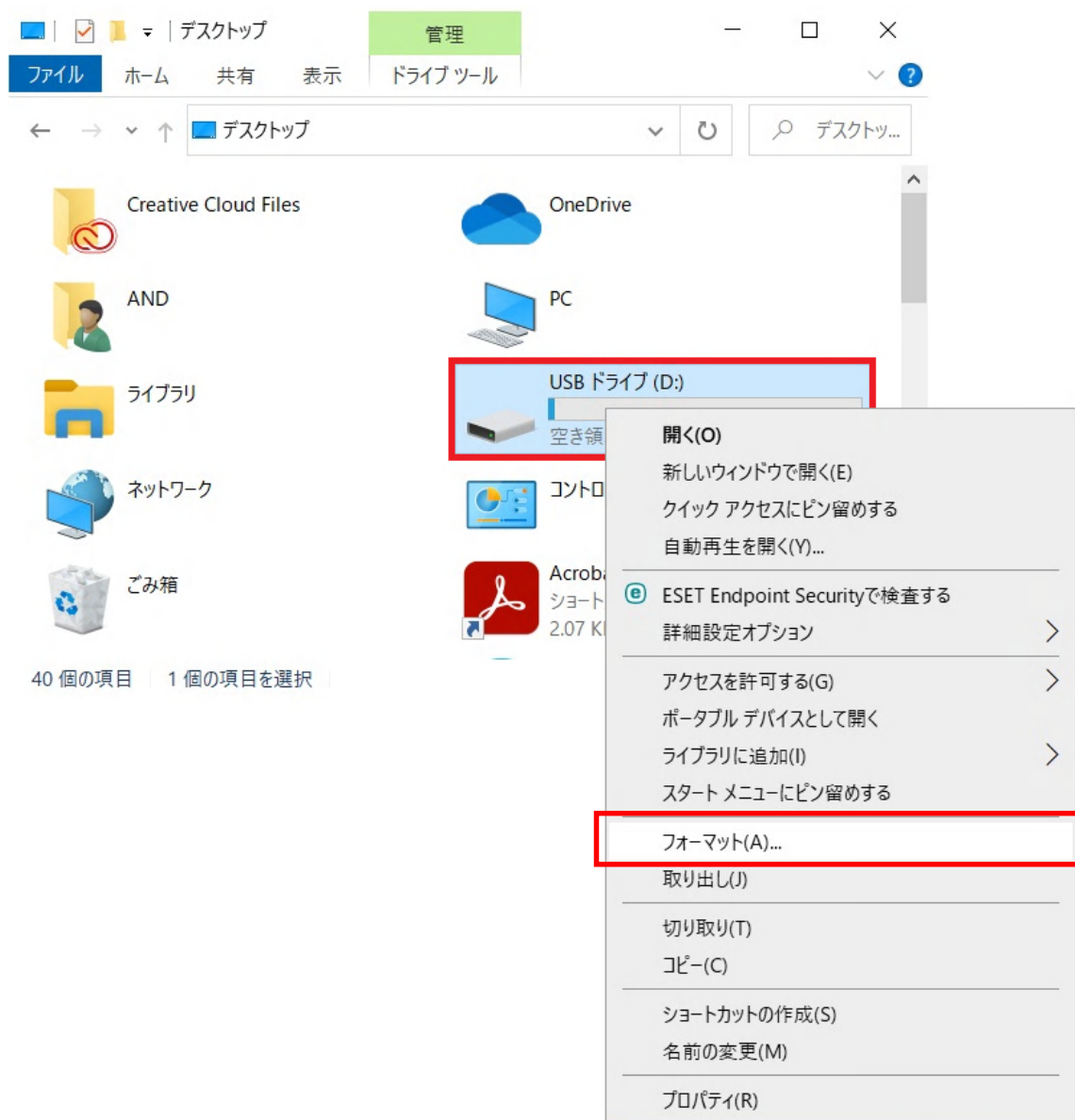

3. 「開始」をクリックします。

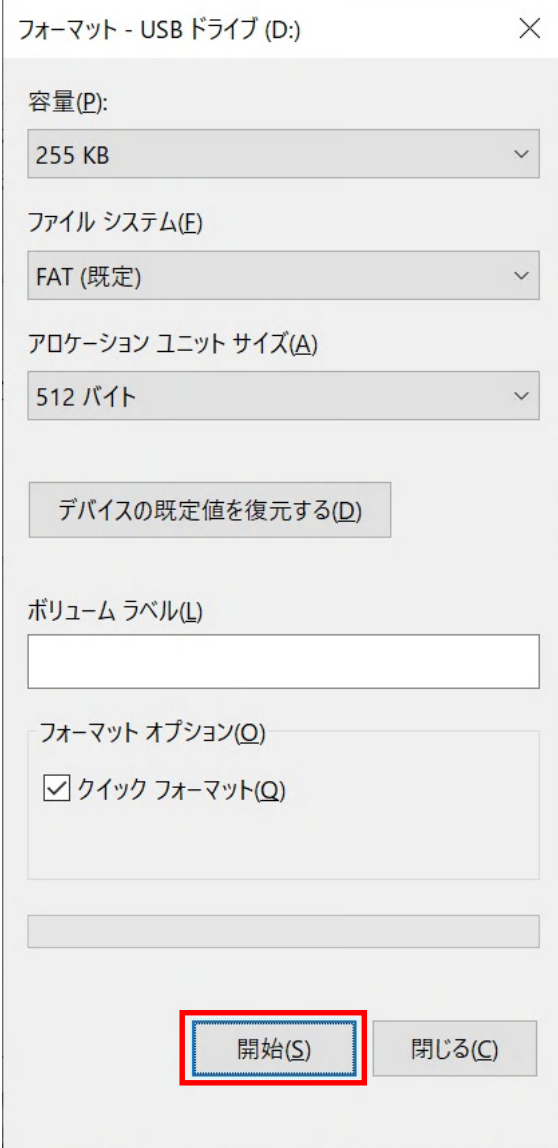

フォーマット - USB ドライブ (D:) ×

容量(P):
255 KB ▾

ファイル システム(E)
FAT (既定) ▾

アロケーション ユニット サイズ(A)
512 バイト ▾


デバイスの既定値を復元する(D)

ボリューム ラベル(L)


フォーマット オプション(O)
 クイック フォーマット(Q)

開始(S) 閉じる(C)

4. 下記の警告が表示されたら、「OK」をクリックします。

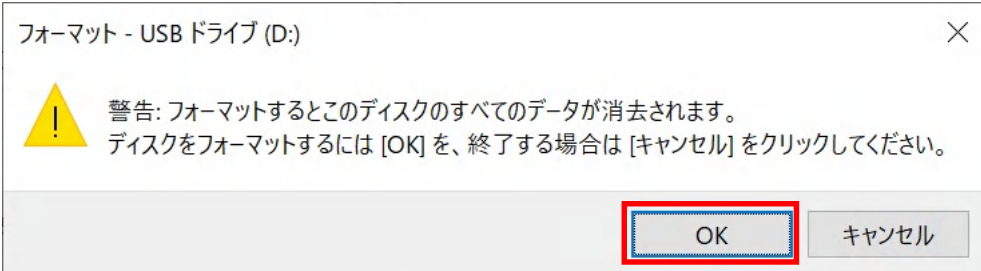


フォーマット - USB ドライブ (D:) ×

 警告: フォーマットするとこのディスクのすべてのデータが消去されます。
ディスクをフォーマットするには [OK] を、終了する場合は [キャンセル] をクリックしてください。

OK キャンセル

5. フォーマットが終了すると。下記の表示がでますので、「OK」をクリックします。

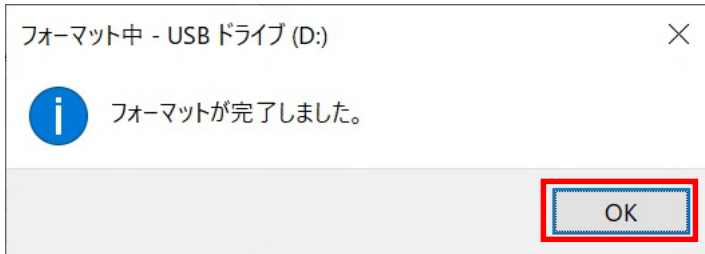

6. 以上で AD-1688 のフォーマットは完了です。