

AD-8126接続表

機種名	接続可否	天びんはかりのRS232C出力 (別売の場合の品名)		接続するRS-232Cケーブル (別売の場合の品名)	注意事項	日付・時間 印字機能	統計演算 ナンバリング	印字フォーマット変更 ST,+000015.6gを WT +15.6g	GLP出力	プリンタの キーによる印字
BA	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)		○	×	○	○	×
BA-T	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)		○	○	○	○	×
BM	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)		○	×	○	○	×
GH	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)		○	×	○	○	×
GR	○	D- Sub25P	標準	D-Sub25P - D-Sub25P AD-8126改造コード (01000)	日付・時間印字不可	×	×	○	×	×
HR-A	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	日付・時間印字不可	×	○	○	×	×
HR-AZ	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)		○	○	○	○	×
HR-i	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	日付・時間印字不可	×	×	○	×	×
FX-i	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	日付・時間印字不可	×	○	○	×	×
FX-iWP	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	日付・時間印字不可 防水にする場合は、 別売の防水ケーブル AX-KO7695-500経由	×	○	○	×	×
FZ-i FZ-iR	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)		○	○	○	○	×
FZ-iWP FZ-iWPR	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	防水にする場合は、 別売の防水ケーブル AX-KO7695-500経由	○	○	○	○	×
GF	○	D- Sub25P	標準	D-Sub25P - D-Sub25P AD-8126改造コード (01000)	日付・時間印字不可	×	×	○	×	×
GF-A	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)		○	○	○	○	×
GF-AWP	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	防水にする場合は、 別売の防水ケーブル AX-KO7695-500経由	○	○	○	○	×
GF-K	○	D- Sub25P	標準	D-Sub25P - D-Sub25P AD-8126改造コード (01000) 防塵防水ではない	日付・時間印字不可	×	×	○	×	×
GF-M	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	防水にする場合は、 別売の防水ケーブル AX-KO7695-500経由	○	○	○	○	×
GF-L	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	防水にする場合は、 別売の防水ケーブル AX-KO7695-500経由	○	○	○	○	×
GX GX-R	○	D- Sub25P	標準	D-Sub25P - D-Sub25P AD-8126改造コード (01000)		○	×	○	○	×
GX-AE	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)		○	○	○	○	×
GX-A GX-A-K	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)		○	○	○	○	×
GX-AWP	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	防水にする場合は、 別売の防水ケーブル AX-KO7695-500経由	○	○	○	○	×
GX-K	○	D- Sub25P	標準	D-Sub25P - D-Sub25P AD-8126改造コード (01000) 防塵防水ではない	防水ケーブルの設定無し	○	×	○	○	×
GX-M GX-M-K	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	防水にする場合は、 別売の防水ケーブル AX-KO7695-500経由	○	○	○	○	×
GX-L GX-L-K	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	防水にする場合は、 別売の防水ケーブル AX-KO7695-500経由	○	○	○	○	×
GP GP-R	○	D- Sub25P	標準	D-Sub25P - D-Sub25P AD-8126改造コード (01000)		○	×	○	○	×
EJ/EJ-B	○	D-Sub9 P	別売 (EJ-03JA)	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	日付・時間印字不可 ST,+000015.6gと印字	×	×	×	×	×
EK-i/EW-i EK-i-K/EW-i-K	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	日付・時間印字不可 ST,+000015.6gと印字	×	×	×	×	×
EK-L	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	日付・時間印字不可 ST,+000015.6gと印字	×	×	×	×	×
FS-i/FS-i-K	×	端子台	別売 (FS-03i-JA)	設定なし	接続不可 接続ケーブル AX-KO3587-200 生産終了のため	×	×	×	×	×
FG/FG-K	○	D i n	別売 (FG-23JA)	D-Sub25P - Din AD-8126改造コード (02000)	日付・時間印字不可 ST,+00001.56kgと印字	×	×	×	×	×
HV-C/HW-C HV-C-K	○	D-Sub9 P	別売 (HVV03CJA)	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	日付・時間印字不可 ST,+00001.56kgと印字	×	×	×	×	×
HV-CP/HW-CP HV-CP-K (内蔵プリンタ付き)	○	D-Sub9 P	別売 (HVV-03CJA)	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	日付時刻の印字可能 はかりの内部設定Std1 を6に設定	○	×	×	×	×
HV-CWP/HW-CWP HV-CWP-K	○	端子台	別売 (HVV03CWPJA)	AX-KO6507-200	日付・時間印字不可 ST,+00001.56kgと印字	×	×	×	×	×
HV-GL/HW-GL HV-GL-K/HW-GL-K	○	D i n	標準	D-Sub25P - Din AD-8126改造コード (02000)	日付・時間印字不可 ST,+00001.56kgと印字	×	×	×	×	×
HV-GV/HW-GV HV-GV-K/HW-GV-K	○	D i n	標準	D-Sub25P - Din AD-8126改造コード (02000)	日付・時間印字不可 ST,+00001.56kgと印字	×	×	×	×	×
HV-WP/HW-WP HV-WP-K/HW-WP-K	○	D i n	標準	D-Sub25P - Din AD-8126改造コード (02000)	日付・時間印字不可 ST,+00001.56kgと印字	×	×	×	×	×
SC/SC-K	○	端子台	別売 (SCE-03JA)	AX-KO6507-200	日付・時間印字不可 ST,+00001.56kgと印字	×	×	×	×	×
SE/SE-K	○	端子台	別売 (SCE-03JA)	AX-KO6507-200	日付・時間印字不可 ST,+00001.56kgと印字	×	×	×	×	×
SW/SW-K	○	端子台	別売 (SW-03JA)	AX-KO6507-200	日付・時間印字不可 ST,+00001.56kgと印字	×	×	×	×	×
FC-i/Si	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	品名の英数カタカナ印字可能 ビット長8ビット、 ノンパリティに設定	○	×	○	×	×
GC	○	D-Sub9 P	標準	D-Sub25P - D-Sub9P (AD-8126標準付属)	品名の英数カタカナ印字可能 ビット長8ビット、 ノンパリティに設定	×	×	○	×	×
HC-i	○	D i n	別売 (HC-03i-JA)	D-Sub25P - Din AD-8126改造コード (02000)	日付・時間印字不可	×	×	○	×	×
HD	○	D- Sub25P	別売 (HD-03)	D-Sub25P - D-Sub25P AD-8126改造コード (01000)	日付・時間印字不可 ST,+00001.56kgと印字	×	×	×	×	×
MC	○	D- Sub25P	標準	D-Sub25P - D-Sub25P AD-8126改造コード (01000)		○	×	○	○	×
MS MX MF ML	○	D- Sub25P	標準	D-Sub25P - D-Sub25P AD-8126改造コード (01000)		○	×	×	○	×
SV/SV-A	○	D- Sub25P	標準	D-Sub25P - D-Sub25P AD-8126改造コード (01000)		○	×	×	○	×