

マルチプリンタ AD-8127接続表

シリーズ	モデル	接続の可否	RS232Cインターフェース		接続ケーブル	備考
天びん はかり	BA/BA-T	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	BM	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	GH	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	HR-i	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	GR	○	D-Sub25P メス	標準	D-Sub25P: (プリンタに標準付属)	
	HR-A	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	GX/GF	○	D-Sub25P メス	標準	D-Sub25P: (プリンタに標準付属)	カレントループ出力はオプション プリンタのケーブルは改造コード[00002]が必要
	GX/GF-A	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	GX/GF-AWP	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: 別売の防水ケーブルAX-K02737-500JA	プリンタに標準付属のケーブルにて接続可能だが防水仕様ではない
	GX/GF-K	○	D-Sub25P メス	標準	D-Sub25P: (プリンタに標準付属)	カレントループ出力はオプション プリンタのケーブルは改造コード[00002]が必要
	GX/GF-M	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: 別売の防水ケーブルAX-K02737-500JA	プリンタに標準付属のケーブルにて接続可能だが防水仕様ではない
	GX/GF-L	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: 別売の防水ケーブルAX-K02737-500JA	プリンタに標準付属のケーブルにて接続可能だが防水仕様ではない
	GP	○	D-Sub25P メス	標準	D-Sub25P: (プリンタに標準付属)	カレントループ出力はオプション プリンタのケーブルは改造コード[00002]が必要
	FZ/FX-i	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	FZ/FX-iWP	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: 別売のケーブルAX-K02737-500JA	プリンタに標準付属のケーブルにて接続可能だが防水仕様ではない
	MC	○	D-Sub25P メス	標準	D-Sub25P: (プリンタに標準付属)	カレントループ出力はオプション プリンタのケーブルは改造コード[00002]が必要
	EK-L	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	EK-AEP	○	D-Sub9P オス	別売(AD-1611)	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	光通信アダプタAD-1611経由 (EK-AEPとAD-1611の接続には別途光ケーブルAX-KS5456-xxxが必要) 外部キー印字モードは使用不可
	EJ-B	○	D-Sub9P オス	別売(EJ-03JA)	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	EJ	○	D-Sub9P オス	別売(EJ-03JA)	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	EK-i	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	EW-i	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	AD-4212A	○	D-Sub25P メス	標準	D-Sub25P: (プリンタに標準付属)	
	AD-4212B	○	D-Sub25P メス	標準	D-Sub25P: (プリンタに標準付属)	
	AD-4212C	○	D-Sub9P オス	標準 (AD-8922A経由)	AD-8922Aの外部出力がDIN: AD-8127出荷時の改造コード[00001]でDinケーブルに交換	表示器がないため外部コントローラAD-8922Aを使用、AD-4212CとAD-8922AはAD-4212C標準のケーブルにて接続 AD-8922A(Din8ピン)とAD-8127を接続
	AD-4212D	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: 別売のケーブルAX-KO4472-1500	AD-1691から接続するのではなく、AD-4212D本体のPC/PLC用コネクタで接続 RS-232CケーブルAKO4472-150(5m)が必要
	AD-4212F	○	D-Sub9P オス	別売(AX-K03590-xxx) (AD-8922A経由)	AD-8922Aの外部出力がDIN: AD-8127出荷時の改造コード[00001]でDinケーブルに交換	表示器がないため外部コントローラAD-8922Aを使用、AD-4212FとAD-8922AはAD-4212Fの別売ケーブルAX-K03590-xxxにて接続 AD-8922A(Din8ピン)とAD-8127を接続
	SW	○	端子台	別売(SW-03)	端子台: 別売のバラ線ケーブルAX-K03285-320	
	SC/SE	○	端子台	別売(SCE-03)	端子台: 別売のバラ線ケーブルAX-K03285-320	
	HV-C	○	D-Sub9P オス	別売(HVW-03CJA)	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	HW-C	○	D-Sub9P オス	別売(HVW-03CJA)	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	HV-KCWP	○	端子台	別売(HVW-03CWPJA)	端子台: 別売のバラ線ケーブルAX-K03285-320	
	HW-KCWP	○	端子台	別売(HVW-03CWPJA)	端子台: 別売のバラ線ケーブルAX-K03285-320	
	HV-KVWP	○	Din	標準	DIN: AD-8127出荷時の改造コード[00001]でDinケーブルに交換	
	HW-KVWP	○	Din	標準	DIN: AD-8127出荷時の改造コード[00001]でDinケーブルに交換	
	HV-KGL(KGV)	○	Din	標準	DIN: AD-8127出荷時の改造コード[00001]でDinケーブルに交換	
	HW-KGL(KGV)	○	Din	標準	DIN: AD-8127出荷時の改造コード[00001]でDinケーブルに交換	
	FS-i	○	端子台	別売(FS-03i-JA)	端子台: 別売のバラ線ケーブルAX-K03285-320	RS-232Cおよびケーブルは出荷時組込オプション
	FG	○	Din	別売(FG-23A)	DIN: AD-8127出荷時の改造コード[00001]でDinケーブルに交換	
	FG-CWP	×		無し		接続不可
	HC-i	○	Din	別売(HC-03i-JA)	DIN: AD-8127出荷時の改造コード[00001]でDinケーブルに交換	
	FC-i/FC-Si	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	HD	○	D-Sub25P メス	別売(HD-03)	D-Sub25P: (プリンタに標準付属)	
	GC	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	AD-8561-MI04-JA経由時はマニュアルモードのみ印字可能
	FT-i	○	D-Sub9P オス	別売 (AD4405-05またはAD4405-08)	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
SN	○	D-Sub9P オス	別売 (AD4405-05またはAD4405-08)	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)		
SN-WP	○	端子台	別売 (AD4407-05またはAD4407-08)	端子台: 別売のバラ線ケーブルAX-KO6506-200		
SU2000K	○	端子台	別売 (AD4407-05またはAD4407-08)	端子台: 別売のバラ線ケーブルAX-KO6506-200		
ER-A	×		別売		接続不可	
EW-A	×		別売		接続不可	
EX-A/EY-A	×		別売		接続不可	
EZ-A	×		別売		接続不可	
ET300A	×		別売		接続不可	
粘度計	SV/SV-A	○	D-Sub25P メス	標準	D-Sub25P: (プリンタに標準付属)	
	RV/RV-A	○	D-Sub25P メス	標準	D-Sub25P: (プリンタに標準付属)	
水分計	MS/MX/MF/ML	○	D-Sub25P メス	標準	D-Sub25P: (プリンタに標準付属)	
	AD-4212A-PT	○	D-Sub25P メス	標準	D-Sub25P: (プリンタに標準付属)	
ピペット関連	AD-4212B-PT	○	D-Sub25P メス	標準	D-Sub25P: (プリンタに標準付属)	
	FXi-PT	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	
	AD-1690	○	D-Sub9P オス	標準	D-Sub9P: (プリンタに標準付属)	

◆表にないモデルは未検証です。(AD-8121Bを使用できた天びんはかりは基本的にはAD-8127も接続可能です。AD-8121を使用できたモデルではAD-8127は動作しない場合があります。)