

AD-8128A
テンプレートデータ再設定手順

以下の手順にて、ラベルプリンタ AD-8128A にエー・アンド・デイ工場出荷時のテンプレートを設定します。

①

テンプレートデータを保存する AD-8128A を用意します。

付属の AC アダプタ、電源コード、USB ケーブルを使用します。



②

パソコンを用意します。

パソコンの動作環境についてはユーザズガイド(付属の CD-ROM 内、PDF 形式)を参照してください。

③

AC アダプタに AD-8128A を接続し、電源コードに AC アダプタを接続します。



⑤

電源コードを電源コンセントに挿し込みます(AC100V、50-60Hz)。

⑥

AD-8128A 本体の印刷ボタンを押したまま、電源ボタンを長押しします。

AD-8128A 本体がマストレージモードで起動し、電源表示ランプがオレンジ色に点灯します。

マストレージ機能の詳細については、ユーザーズガイド(付属の CD-ROM 内、PDF 形式)を参照してください。



⑦


AD-8128A 本体とパソコンを USB ケーブルで接続します。



⑧

パソコンの画面上に、AD-8128A のマストレージ領域が表示されます。

以下の表示は一例です。(お使いのパソコンの使用環境等によって画面が異なります。)

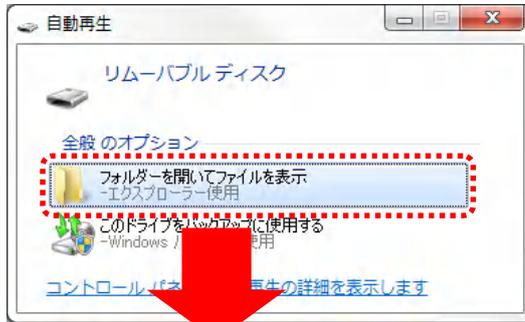

⑨

設定ファイル「AD8128_4060-001.blf」をドラッグ&ドロップで、マストレージ領域にコピーします。

設定ファイルは弊社ホームページからダウンロードします。

以下の表示は一例です。(お使いのパソコンの使用環境等によって画面が異なります。)



⑩

印刷ボタンを押します。

コマンドファイルの内容が実行されます。

実行中は、電源表示ランプが緑色に点滅します。



※完了までに時間がかかる場合があります。

⑪

実行が完了すると、電源表示ランプがオレンジ色の点灯に戻ります。

⑫

電源表示ランプが消灯するまで電源ボタンを長押しします。



⑬

AD-8128A 本体から USB ケーブルを外します。

⑭

以上で作業は終了です。