

ラベルプリンタ AD-8128B 接続確認表

AD-8128Bの設定を3行印字にする必要あり(日付、時刻、計量値の3行)

モデル	接続の可否	はかり側RS232C出力 (別売の場合の品名)		RS-232C接続ケーブル(別売)	日付・時間の印字	データフォーマット変更	備考
BA/BA-T	○	標準	D-Sub9 P	AX-KO2466-200	○	フォーマット変更 可能 ※1	
BM	○	標準	D-Sub9 P	AX-KO2466-200	○	フォーマット変更 可能 ※1	
GH	○		D-Sub9 P	AX-KO2466-200	○	フォーマット変更 可能 ※1	
HR-I	○		D-Sub9 P	AX-KO2466-200	×	フォーマット変更 可能 ※1	
GR	○		D-Sub25P	AX-KO1710-200	×	フォーマット変更 可能 ※1	
HR-A	○		D-Sub9 P	AX-KO2466-200	×	フォーマット変更 可能 ※1	
HR-AZ	○		D-Sub9 P		○	フォーマット変更 可能 ※1	
FX-i	○		D-Sub9 P	AX-KO2466-200	×	フォーマット変更 可能 ※1	
FZ-i	○		D-Sub9 P		○	フォーマット変更 可能 ※1	
FX- i WP	○		D-Sub9 P	AX-KO2737-500JA または AX-KO2466-200	×	フォーマット変更 可能 ※1	AX-KO2737-500JAはハカリ側コネコタ防水
FZ- i WP	○		D-Sub9 P	AX-KO2737-500JA または AX-KO2466-200	○	フォーマット変更 可能 ※1	
GF	○		D-Sub25P	AX-KO1710-200	×	フォーマット変更 可能 ※1	
GX	○		D-Sub25P	AX-KO1710-200	○	フォーマット変更 可能 ※1	
GX-A/GF-A	○		D-Sub9 P	AX-KO2466-200	○	フォーマット変更 可能 ※1	検定付きのGX-A-KはDPフォーマット固定、補助表示はカッコ付にて印字されます
GX-AWP/GF-AWP	○		D-Sub9 P	AX-KO2737-500JA または AX-KO2466-200	○	フォーマット変更 可能 ※1	AX-KO2737-500JAはハカリ側コネコタ防水
GX-M/GF-M	○		D-Sub9 P	AX-KO2737-500JA または AX-KO2466-200	○	フォーマット変更 可能 ※1	検定付きのGX-M-KはDPフォーマット固定、補助表示はカッコ付にて印字されます AX-KO2737-500JAはハカリ側コネコタ防水
GX-L/GF-L	○		D-Sub9 P	AX-KO2737-500JA または AX-KO2466-200	○	フォーマット変更 可能 ※1	検定付きのGX-L-KはDPフォーマット固定、補助表示はカッコ付にて印字されます AX-KO2737-500JAはハカリ側コネコタ防水
GF-K	○		D-Sub25P	AX-KO1710-200	×	フォーマット変更 可能 ※1	
GX-K	○		D-Sub25P		○	フォーマット変更 可能 ※1	
GP	○		D-Sub25P	AX-KO1710-200	○	フォーマット変更 可能 ※1	
EJ-B	○	別売 (EJ-03JA)	D-Sub9 P	AX-KO2466-200	×	フォーマット変更 不可 ※2	
EJ	○				×	フォーマット変更 不可 ※2	
EK-i	○	標準			×	フォーマット変更 不可 ※2	
EK-iR	○	別売 (EK-03iR)			×	フォーマット変更 不可 ※2	
EW-i	○				×	フォーマット変更 不可 ※2	
EK-L	○	標準			×	フォーマット変更 不可 ※2	

ラベルプリンタ AD-8128B 接続確認表

AD-8128Bの設定を3行印字にする必要あり(日付、時刻、計量値の3行)

モデル	接続の可否	はかり側RS232C出力 (別売の場合の品名)		RS-232C接続ケーブル(別売)	日付・時間の印字	データフォーマット変更	備考
FG	○	別売 (FG-23JA)	D i n	AX-KO1786-200	×	フォーマット変更 不可 ※2	
FG-CWP	—	—	—	—	×	—	接続不可 RS-232Cがないため
FS-i	○	別売 (FS-03i-JA)	端子台	AX-KO3285-320	×	フォーマット変更 不可 ※2	FS-03i-JAとAX-KO3285-320 出荷時取付 別途組込み費用 ￥10,000 UFCは未確認
HV-C / HW-C	○	別売 (HVW-03CJA)	D-Sub9 P	AX-KO2466-200	×	フォーマット変更 不可 ※2	
HV-KVWP/HW-KVWP	○	標準	D i n	AX-KO1786-200	×	フォーマット変更 不可 ※2	
HV-G/HW-G	○				×	フォーマット変更 不可 ※2	
HV-KCWP / HW-KCWP	○	別売 (HVW-03CWP)	端子台	AX-KO3285-320	×	フォーマット変更 不可 ※2	
SC/SE	○	別売 (SCE-03)	端子台	AX-KO3285-320	×	フォーマット変更 不可 ※2	
SW	○	別売 (SW-03)	端子台	AX-KO3285-320	×	フォーマット変更 不可 ※2	
GC	○	標準	D-Sub9P	AX-KO6469-300 または AX-KO2466	×	フォーマット変更 可能 (セット販売を強く推奨)	AD8561-MI04経由との接続はできません GC,AD8128Bともに細かい設定変更が必要なため、「セット販売」を強く推奨 ⇒ 印字行数は3行または7行のいずれかを選択可能〔社内コード: 3行(SA1258)/5行(SA1259)〕
FC-i/FC-Si	○	標準	D-Sub9 P	AX-KO6469-300	○	フォーマット変更 可能 (セット販売を強く推奨)	FC-I,AD8128Bともに細かい設定変更が必要な為、「セット販売」を強く推奨 〔セット販売 = FC-IとAD8128Bをセットアップして出荷 / セットアップ費用¥10,000〕 ※3 ⇒ 印字行数は5行または7行のいずれかを選択可能 〔社内コード: 5行 (SA1256) /7行 (SA1257) 〕
HC-i	○	別売 (HC-03i-JA)	D i n	AX-KO1786-200	×	フォーマット変更 可能	データフォーマットAD8121MODE3にて QT +10 pcs /WT +0.997 kg/ UW +1.00789 gと印字 出力データ 設定にてIDナンバー も 印字可能 ※1段印字ごとに2秒かかる (3段ならば約6秒)
HD	○	別売 (HD-03)	D-Sub25P	AX-KO1710-200	×	フォーマット変更 可能	フォーマット ダムプリンタ にて可能 →QT, +10 pcs /WT, +0.997 kg/ UW, +1.00789 gと印字 ※接続および電源投入の順番に注意 (FC-iと手順)

※1 天びん側データ出力フォーマットを変更することにより99.97gの時に「WT +99.97g」と印字可能
※2 A&D標準フォーマットのみ / 99.97gの時に「ST,+00099.97 g」と印字 / 9.97kgの時に
※3 自分で設定変更する場合、専用ソフトW i n C T -UFCで印字パターンを自作したうえで、且つ FC-iとPCを接続する為のケーブルも必要(AX-USB-9P ￥10,000)