

個数計 GC シリーズ と クイック USB アダプタ AD8527 の接続について

2023/07/14

エー・アンド・デイ

- ① 個数・質量・単重等の複数のデータを送る場合には、
GC の内部設定 F-06-12 データ出力間隔を機能オン(連続データの間隔 2 秒)に設定してください

- ② GC の内部設定 F-06-05 データフォーマットは、A&D 標準フォーマットに設定してください
ヘッダーQT・ST・UW 無し・単位無しの数値のみ転送する場合には、
AD8527 の設定 転送データ TYPE を“nubr”に設定してください
(GC の内部設定にて DP フォーマットに変更しても数値のみにはなりません)