

# AD-8541-SCALE-JAとAD-8541-PC-JAの通信設定例

(対象機種：SNシリーズ、FT-iシリーズ、各種インジケータ)

作成年月日：2023年11月8日  
株式会社エー・アンド・デイ  
販売促進部 計量販売促進課



| 使用アプリケーション  | RS-232C設定          | 設定値   |
|-------------|--------------------|-------|
| WinCT-RsCom | Port (シリアルポート)     | PC依存  |
|             | Baud Rate (ボーレート)  | 2400  |
|             | Parity (パリティ)      | E     |
|             | Length (データ長)      | 7     |
|             | Stop Bit (ストップビット) | 1     |
|             | Terminator (終端文字)  | CR/LF |

| 設定例<br>モデル | ファンクション番号         | 設定値                |     |
|------------|-------------------|--------------------|-----|
| SN         | F30 (出力)          | 2 (シリアル出力を有効)      |     |
| FT-i       | F40 (モード)         | 0 (ストリーム)          | 初期値 |
|            | F47 (ボーレート)       | 2 (2400bps)        | 初期値 |
|            | F48 (データ長パリティ)    | 0 (データ7bit、偶数パリティ) | 初期値 |
| SN-WP      | F30 (出力)          | 2 (シリアル出力を有効)      |     |
| SU-2000K   | F40 (モード)         | 0 (ストリーム)          | 初期値 |
|            | F47 (ボーレート)       | 2 (2400bps)        | 初期値 |
|            | F48 (データ長パリティ)    | 0 (データ7bit、偶数パリティ) | 初期値 |
| AD-4329A   | F41 (モード)         | 0 (ストリーム)          | 初期値 |
|            | F44 (ボーレート)       | 2 (2400bps)        | 初期値 |
| AD-4401A   | rSF-02 (モード)      | 1 (ストリーム)          | 初期値 |
|            | rSF-03 (ボーレート)    | 3 (2400bps)        |     |
| AD-4402    | 04F-02 (モード)      | 1 (ストリーム)          |     |
|            | 04F-03 (ボーレート)    | 3 (2400bps)        |     |
|            | 04F-04 (パリティ)     | 2 (偶数)             |     |
|            | 04F-05 (データ長)     | 7 (7ビット)           |     |
| AD-4404    | 04F-02 (モード)      | 1 (ストリーム)          |     |
|            | 04F-03 (ボーレート)    | 3 (2400bps)        |     |
|            | 04F-04 (パリティ)     | 2 (偶数)             |     |
|            | 04F-05 (データ長)     | 7 (7ビット)           |     |
| AD-4405A   | F30 (出力)          | 2 (シリアル出力を有効)      |     |
| AD-4406A   | F40 (モード)         | 0 (ストリーム)          | 初期値 |
|            | F47 (ボーレート)       | 2 (2400bps)        | 初期値 |
|            | F48 (データ長パリティ)    | 0 (データ7bit、偶数パリティ) | 初期値 |
| AD-4410    | rS1F02 (モード)      | 1 (ストリーム)          | 初期値 |
|            | rS1F03 (ボーレート)    | 3 (2400bps)        | 初期値 |
|            | rS1F04 (データ長パリティ) | 4 (7ビット 偶数)        | 初期値 |