



標準付属のスタンドを利用しての壁面取付

- ① AD8922Aに付属しているスタンドを、ネジ4本を使用して壁面に取り付けます。
- ② AD8922Aの角度を調整し、AD8922Aの両側面にある角度調整ネジをしっかりと絞めて固定します。

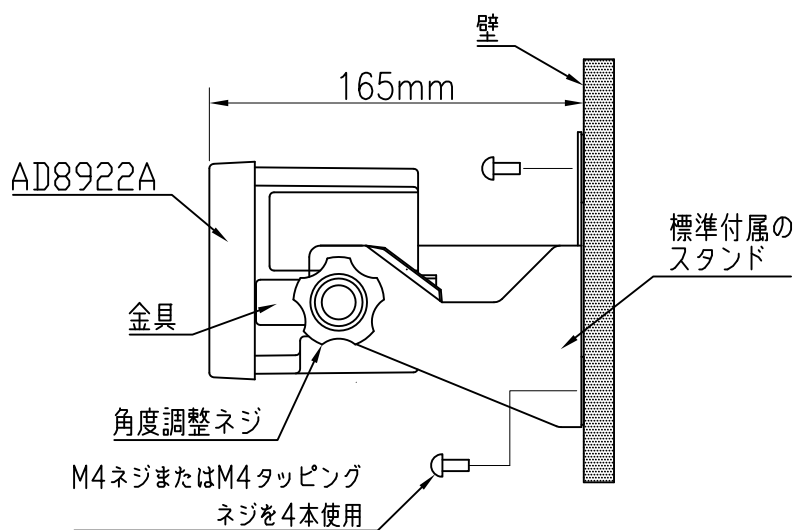


スタンドを手前側 (AD8922A側)
から見た図

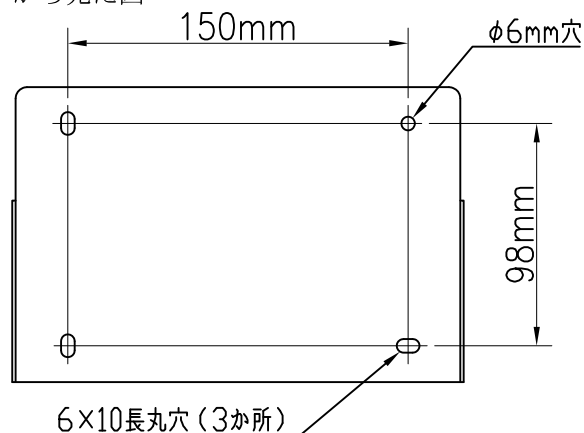

パネルへの埋め込み設置

- ① AD8922Aのサイズに合わせ、パネルをカット (右図参照) します。
- ② AD8922Aの両側面にある角度調整ネジを外し、標準付属のスタンドを外します。
- ③ AD8922Aの両側面にある金具を固定しているネジ (各1本) をAD8922Aの裏側から外し、金具を抜き取ります。
- ④ パネル前側からAD8922Aを挿し込みます。
- ⑤ パネル裏側からAD8922Aの両側面にあるミゾに金具を挿し込み、ネジ (各1本) で固定します。

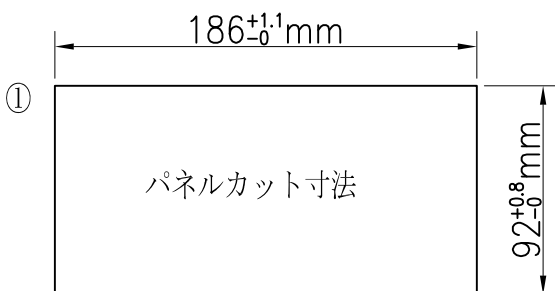

- ② 標準付属のスタンドは取り外す

