

外部コントローラ AD-8922A 接続表

機種・シリーズ名	RS-232Cインターフェース	接続ケーブル	ON:OFF	CAL	SAMPLE	PRINT	MODE	RE-ZERO	コマンドセット (内部設定)	備考
BM	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	CSet 1	
GH	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	CSet 1	
GR	標準(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	○	○	○	○	○	CSet 2	
HR	標準(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	-	○	○	○	○	CSet 3	
HR-i	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	CSet 3	
HR-A	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	CSet 3	AX-KO2741-180にて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
HR-AZ	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	CSet 1	AX-KO2741-180にて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
GF-A	標準(D-sub9ピン) またはGXA-03	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	CSet 3	AX-KO2741-180にて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
GX-A	標準(D-sub9ピン) またはGXA-03	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	CSet 1	AX-KO2741-180にて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
GF-AWP	標準(D-sub9ピン)またはGXA-03	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	CSet 3	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
GX-AWP	標準(D-sub9ピン)またはGXA-03	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	CSet 1	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
GF-M	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	CSet 3	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
GX-M	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	CSet 1	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
GF-L	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	CSet 3	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
GX-L	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	CSet 1	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
GF	標準(D-sub25ピン) またはGX-04(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	-	○	○	○	○	CSet 3	
GX	標準(D-sub25ピン) またはGX-04(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	○	○	○	○	○	CSet 1	
FX-i	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	CSet 3	AX-KO2741-180にて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
FZ-i	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	CSet 1	AX-KO2741-180にて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
FX-iWP	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	CSet 3	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
FZ-iWP	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	CSet 1	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
GF-K	標準(D-sub25ピン) またはGX-04K(D-sub25ピン)	GX-07K (天びん側防水防じん) AX-KO1710-200	○	-	○	○	○	○	CSet 3	
GX-K	標準(D-sub25ピン) またはGX-04K(D-sub25ピン)	GX-07K (天びん側防水防じん) AX-KO1710-200	○	○	○	○	○	○	CSet 1	
GP	標準(D-sub25ピン) またはGP-04(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	○	○	○	○	○	CSet 1	
MC	標準(D-sub9ピン)またはGP-04(-100KS) GX-04K(-10K/30K)、GX-04(-1000/6100)	AX-KO1710-200	○	○	○	○	○	○	CSet 1	
AD-4212A	標準(D-sub25ピン) またはAD4212A-04(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	-	○	○	○	○	CSet 3	
AD-4212B	標準(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	-	○	○	○	○	CSet 3	
AD-4212C	標準(D-sub9ピン)	AD-4212C付属品のケーブル	○	○	○	○	○	○	CSet 1	AD-4212CとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
AD-4212D	標準(D-sub9ピン)	AD-4212D付属品のケーブル	○	○	○	○	○	○	CSet 1	AD-4212DとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能

外部コントローラ AD-8922A 接続表

機種・シリーズ名	RS-232Cインターフェース	接続ケーブル	ON:OFF	CAL	SAMPLE	PRINT	MODE	RE-ZERO	コマンドセット (内部設定)	備考
AD-4212F	標準(D-Sub9ピン)	AX-KO3590-200/500/1000	○	○	○	○	○	○	Cset 1	AD-4212FとAD-8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
EJ-B	EJ-03(D-sub 9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	-	-	-	○	○	○	CSet 4	
EK-i /EW-i	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	-	-	-	○	○	○	CSet 4	
EK320iR	EK-03iR(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	-	-	-	○	○	○	CSet 4	
EK-L	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	-	-	-	○	○	○	CSet 4	AX-KO2741-180にてEK-LとAD8922Aを1つのACアダプタにて動作可能
FG	FG-23JA(Din8ピン)	AX-KO1786-200	-	-	-	○	-	-	CSet 0	
FS	FS-03(Din7ピン)	AX-KO1786-200	-	-	-	○	-	-	CSet 0	
FS-i	FS-03i-JA(端子台)	AX-KO3285-320	-	-	-	○	-	-	CSet 0	
HV-G / HW-G	標準(Din8ピン)	AX-KO1786-200	-	-	-	○	-	-	CSet 0	
HV-C / HW-C	HVW-03CJA(D-sub 9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	-	-	-	○	-	-	CSet 0	
HV-CWP / HW-CWP	HVW-03CWPJA(端子台)	AX-KO3285-320	-	-	-	○	-	-	CSet 0	
SC/SE	SCE-03JA(端子台)	AX-KO3285-320	-	-	-	○	-	○	CSet 4	
SW	SW-03-JA(端子台)	AX-KO3285-320	-	-	-	○	-	-	CSet 0	RE-ZEROはZEROキーとして働く
FC-i/Si	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	-	-	-	○	-	-	CSet 0	出力データを個数が質量の1項目出力に設定
HC-i	HC-03i-JA(Din8ピン)	AX-KO1786-200	-	-	-	○	-	-	CSet 0	出力データを個数が質量の1項目出力に設定
HD	HD-03i-JA(Din7ピン)	AX-KO1786-200	-	-	-	○	-	-	CSet 0	出力データを個数が質量の1項目出力に設定
GC	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2466-200	-	-	-	○	○	-	CSet 0	出力データを個数が質量の1項目出力に設定、比較結果付与可能
SQ/SR	接続不可									
HT/HT-CL	接続不可									
HT-120	接続不可									
FG-CWP	接続不可									
HL-i	接続不可									
SJ/SH	接続不可									
SL/SK-i	接続不可									
HV-CEP / HW-CEP	接続不可									
FG-CWP	接続不可									