

外部入力端子付きフットスイッチ AX-SW137 の接続

フットスイッチ AX-SW137 シリーズ

・リゼロ用: AX-SW137- REZERO

・プリント用: AX-SW137- PRINT



□ 分析用天びん: BM、GH、GR、HR-i 等

外部入力端子つきの天びんに挿すだけでそれぞれの機能が働きます

※天びんはかり側の入力端子は 1ch のみです

□ 個数計: FC-i / FC-Si / 台はかり HW-C / HV-C

AX-SW137-REZERO を接続し、内部設定(外部接点入力1)にて機能を選択できます

FC-I / FC-Siの内部設定

内部設定の項目		設定値
外部接点入力 1	F-10-01	0 リセット(出荷時設定)
		1 登録
		2 風袋引き
		3 ゼロ
		4 サンプル
		5 外部スケール
		6 合計
		7 累計(M+)
		8 ON/OFF
		9 印字

HW-C / HV-Cの内部設定

内部設定の項目		設定値
外部接点入力 1	Con1	0 無し(出荷時設定)
		1 ON/OFF
		2 ゼロ
		3 風袋引き
		4 モード切替え
		5 プリント
		6 累計(M+)
		7 ホールド

AX-SW137-REZERO を接続し、はかり側の内部設定で上記の機能を選択して下さい

HW-C / HV-C はオプションの HVW-04CJA(コンパレータ リレー出力/プザー/接点入力)が必要です

尚、AX-SW137-PRINT は、プラグの配線の関係で、それぞれ内部設定の(外部接点入力2)に相当し、接続可能です (入力端子は 1ch のみのため AX-SW137-REZERO と同時接続は出来ません)

また、HW-C / HV-C の外部接点入力2では ON/OFF 機能の設定はできません