

エーアンドデイ

マイクロ天びん BA シリーズ梱包方法

マイクロ天びん BA-6TE の例

## ○BA6 梱包方法と内容物

### BA シリーズ 梱包方法

1  $\mu$ g マイクロ天びん BA6TE の例




①風防と計量部を袋に入れ、  
内箱の底に収納する。



○BA6 梱包方法と内容物



②風防の上に段ボールのスペーサーを置く。

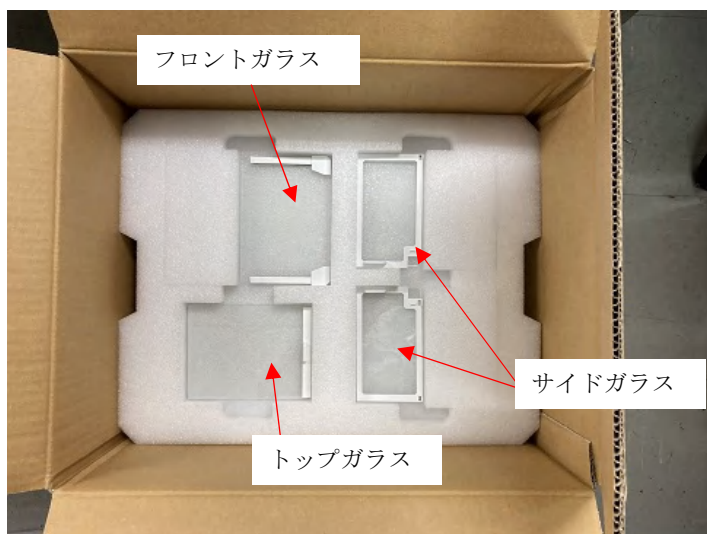

③左図のようにガラスを収納し、  
風防及び計量部の上に載せる。

○BA6 梱包方法と内容物

④下図のように部品を収納し、ガラス類の上に載せる。

(写真にはピンセットとアルミ皿がありませんが、実際には同封されています。)



※

- ・皿
- ・皿受け
- ・風防リング
- ・ダストプレート
- ・風防床板
- ・アルミ皿

○BA6 梱包方法と内容物



- ⑤天板を載せて、  
QSG（タッチパネル）を置く。  
その後、封をする。



- ⑥外箱の底の四つ角の緩衝材に合わせて、内箱を置く。  
更に、上四つ角に合わせて緩衝材をはめる。  
その後、封をする。