

## ペアリング登録解除（ボンディング情報削除）時の操作方法

スマートフォン側のペアリング登録解除した場合（スマートフォン側のボンディング情報が削除され、オプション側のボンディング情報が残っている状態）、スマートフォンによって再接続の方法は2種類あります。

- ①そのまま再度ボンディング処理が実行され新たに Link Key が再生成され接続出来るケース
- ②両方のボンディング情報を一旦削除しなければ、接続出来ないケース

それぞれの再接続方法を記載します。

バージョンや環境により、写真と異なる場合があります。

### 1. ①の再接続方法

1. スマートフォンの設定から該当のデバイス登録を解除してください。



2. 再ペアリングを実行すると接続します。  
双方向通信：App からペアリングを実行  
HID：スマートフォンの設定からペアリングを実行

## 2. ②の再接続方法 (OP27)

1. スマートフォンの設定から該当のデバイス登録を解除してください。



2. 再ペアリングを実行してください。

オプション側にボンディング情報が残っているため接続不可。

※この時、オプション側はペアリング **NG** を検出し、  
切断→リセット→ボンディング情報を削除し、**Advertising** を開始。

3. スマートフォンの設定から該当のデバイス登録を解除してください。

4. 再ペアリングを実行すると接続します。

双方向通信 : **App** からペアリングを実行

**HID** : スマートフォンの設定からペアリングを実行

※手順 2 でオプション側のボンディング情報が削除され、  
手順 3 でスマートフォン側のボンディング情報が削除されたため接続可能となります。

※4 項の方法でも可。

### 3. ②の再接続方法 (AD8541-SCALE)

1. スマートフォンの設定から該当のデバイス登録を解除してください。



2. 非接続状態で AD8541-SCALE の切り替えスイッチを 3 回 (3 秒以内) 押してください。  
※オプション側はリセット→ボンディング情報を削除し、Advertising を開始。

3. 再ペアリングを実行すると接続します。

双方向通信 : App からペアリングを実行

HID : スマートフォンの設定からペアリングを実行

※手順 1 でスマートフォン側のボンディング情報が削除され、


手順 2 でオプション側のボンディング情報が削除されたため接続可能となります。

※2 項または 4 項の方法でも可。


#### 4. ②の再接続方法 (OP27, 旧 Version)

旧 Version は、双方向通信選択時の Local Name が “A&D\_BT” のみ（末尾に S/N や英数が付加されない） のものです。また、スマートフォンとの接続が一定時間（約 90 秒）で切断します。

1. スマートフォンの設定から該当のデバイス登録を解除してください。
2. 機能が HID の場合、  
計量器の電源をオフし、機能を双方向通信に切り替えてください。  
計量器の電源をオンしてください。
3. Light Blue を起動してください（あらかじめ Light Blue をインストールしてください）。

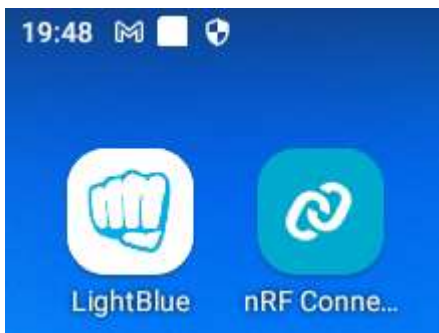

4. CONNECT をタップして、接続します。

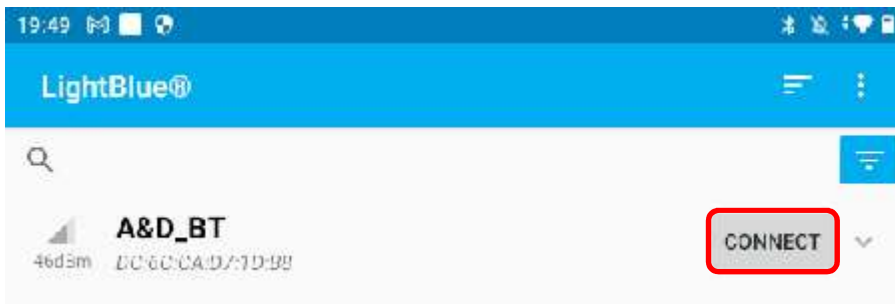

※接続後に自動的にペアリング処理を実行しなければ他の App でも可。  
(ペアリング要求を発生させてはならない)

