


PC 接続用 Dongle (AD8541-PC-JA) USB インタフェース用ドライバ インストール手順書

こちらの手順書は PC 接続用 Dongle AD-8541-PC-JA や、はかりの USB インタフェースオプション (HVW-02CBA など) を PC に接続するためのドライバです。

～ Windows 8 以降の場合 ～


1. 「CDM …」から始まる .exe ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択します。

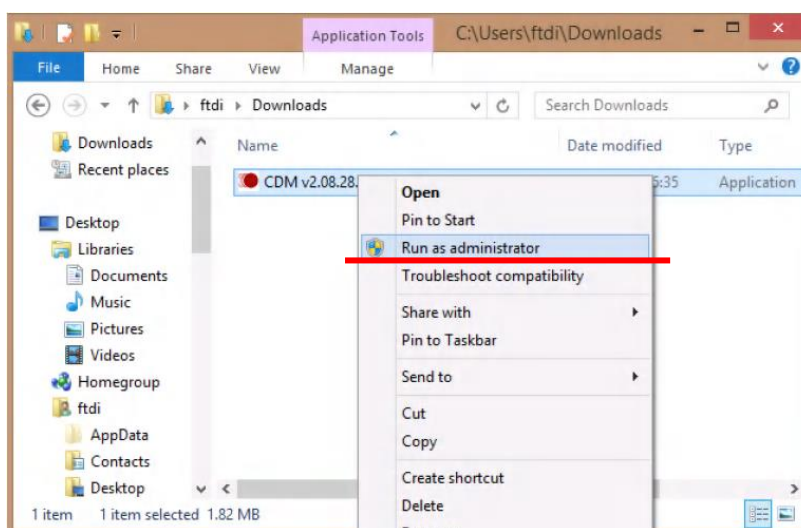


2. 下記の画面で「Extract」を押します。



3. インストールが始まります。しばらくお待ちください。

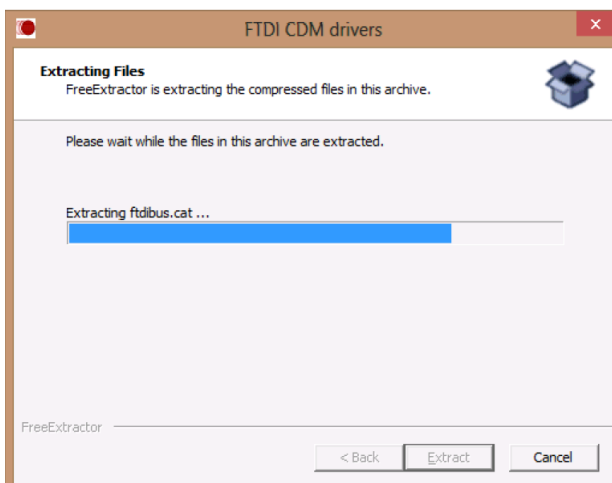


4. 下記の画面で「次へ」を押します。

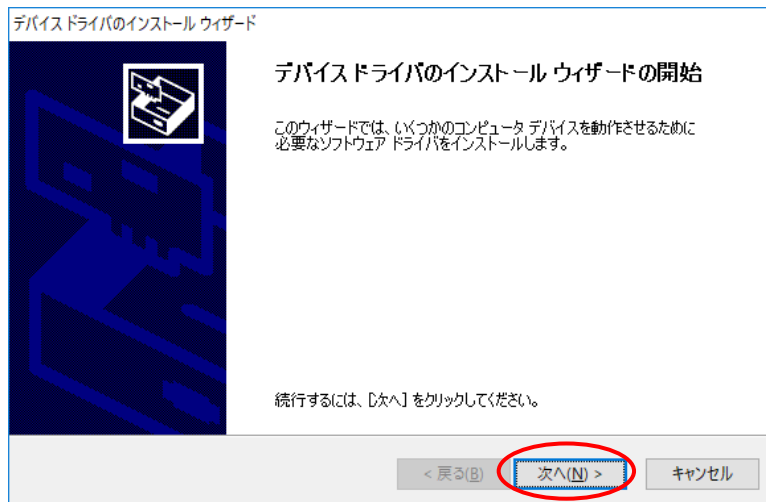


5. 計量器を PC に接続します。

6. PC のコントロールパネルからデバイスマネージャーを開き、下記(赤線)の名称が出ていることを確認します。
(下図の例の場合、PC の USB Port として COM3 が生成されたこととなります。)

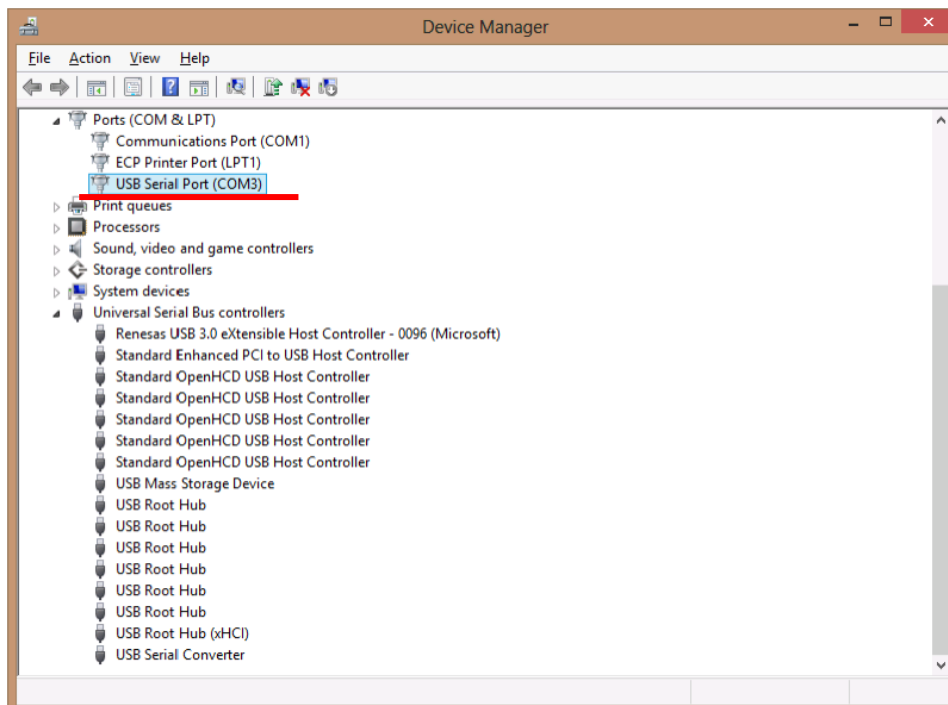


補足 インストールを始めると下記の画面が出る事があります。
この場合は下記の通り二つの選択肢がありますが、下の方の「インストールする」を選択して下さい。

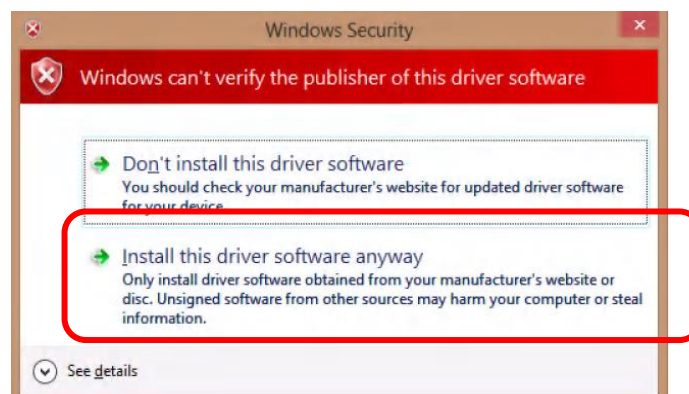

7. Win CT などの通信ソフトを起動して、先程調べた COM の番号を設定します。

※Win CT は A&D HP

サポート>ソフトウェアダウンロード
からダウンロードできます。

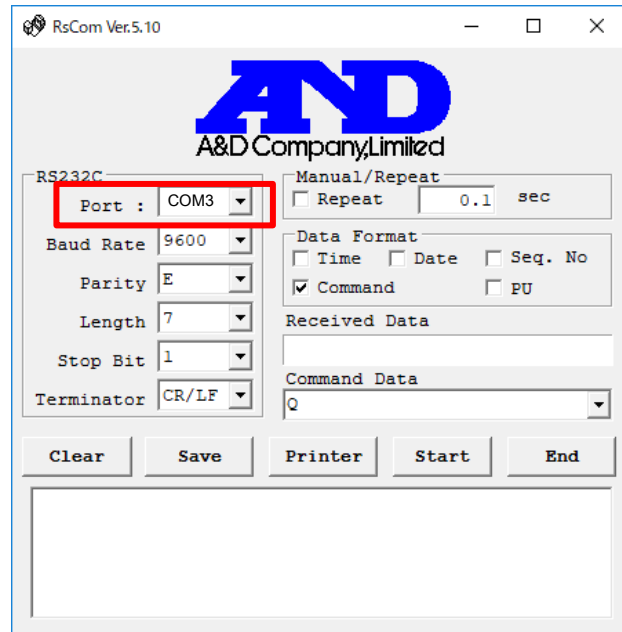

～ Windows 7 以降の場合 ～

1. 「CDM …」 から始まる .exe ファイルをダブルクリックします。


※下記の画面が出た場合は「はい」を押します。




2. 下記の画面では「Extract」を押します。




3. 下記の画面では「次へ」を押します。

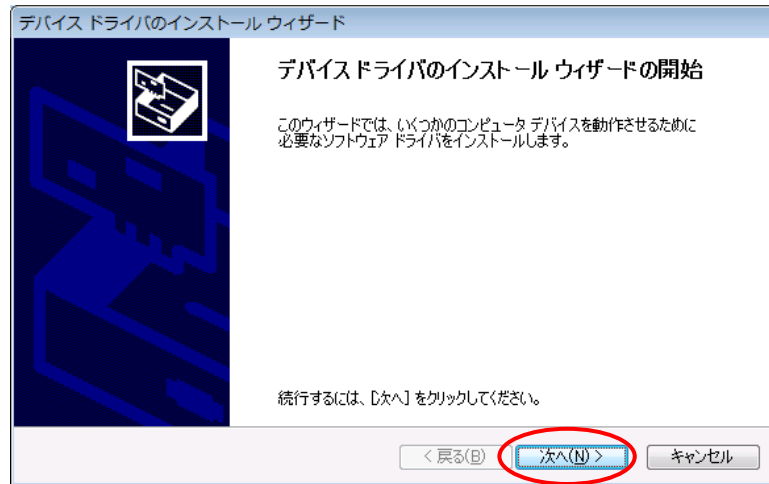


4. 下記の画面では、「同意します」を選択してから「次へ」を押します。

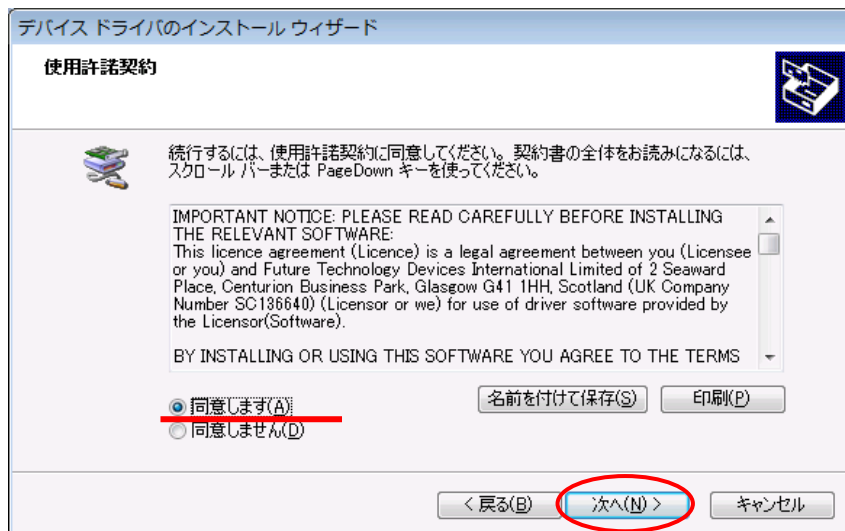

5. インストールが始まります。しばらくお待ちください。

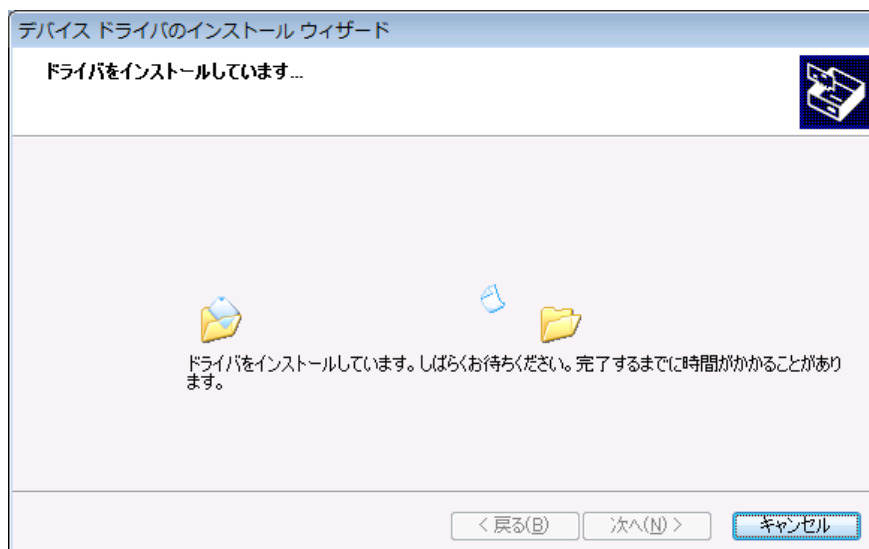


6. インストールが完了すると次の画面が表示されます。「完了」を押します。

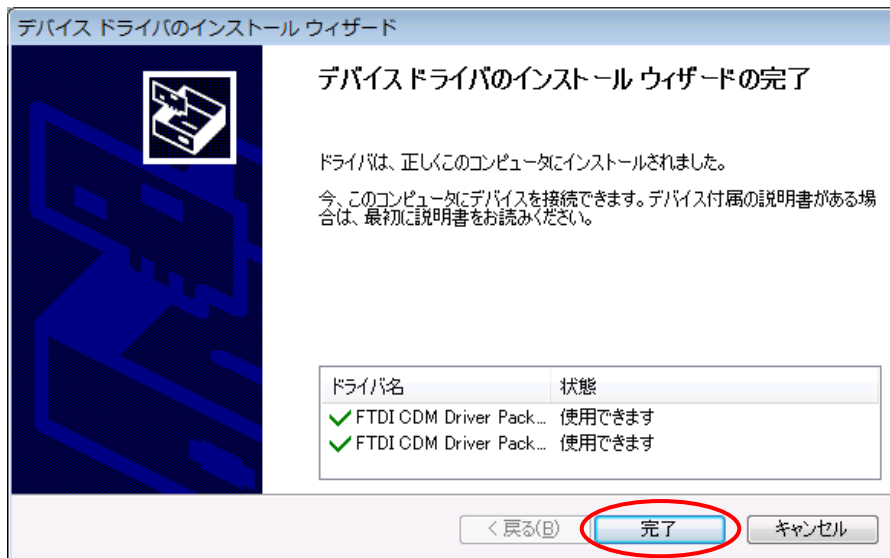


7. 計量器を PC に接続します。

8. PC のコントロールパネルからデバイスマネージャを開き、下記(赤線)の名称が出ていることを確認します。(下図の例の場合、PC の USB Port として COM3 が生成されたこととなります。)

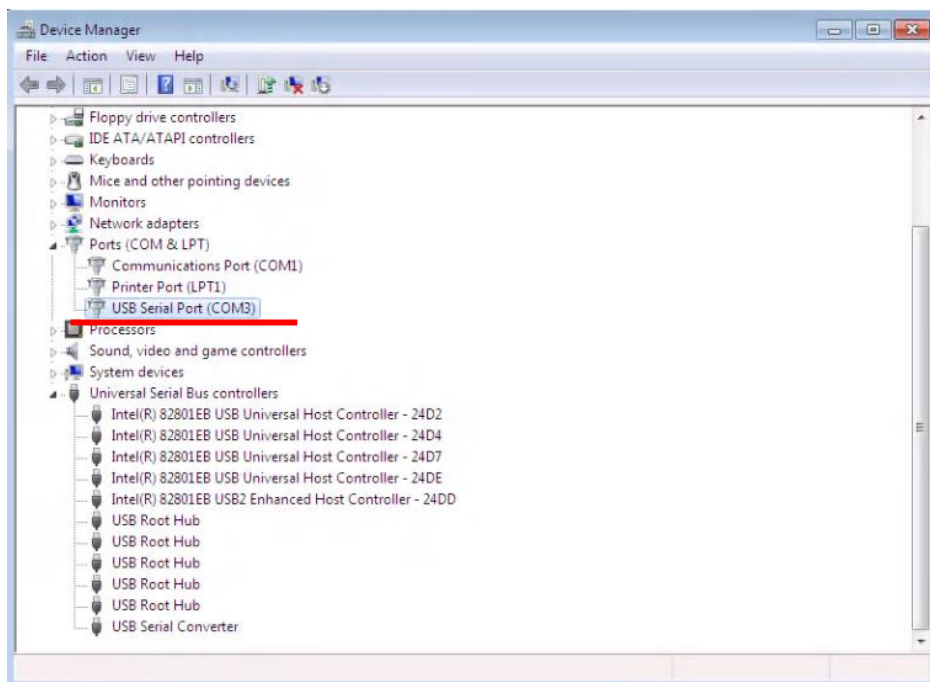


補足 インストールを始めると下記の画面が出る事があります。
この場合は下記の通り二つの選択肢がありますが、下の方の「インストールする」を選択して下さい。

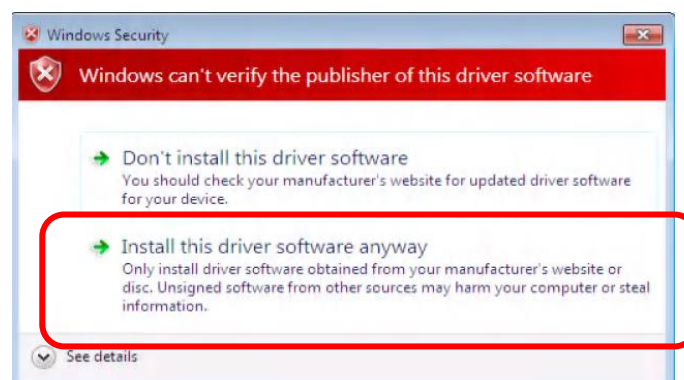

9. Win CT などの通信ソフトを起動して、先程調べた COM の番号を設定します。

※Win CT は A&D HP


サポート>ソフトウェアダウンロード
からダウンロードできます。

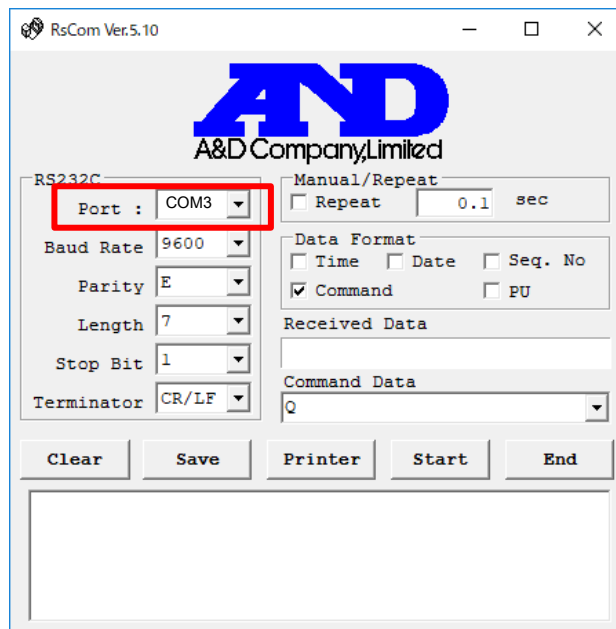

～ Windows XP 以降の場合 ～

1. 「CDM …」から始まる .exe ファイルをダブルクリックする。


※下図が出た場合は「実行」を押す。

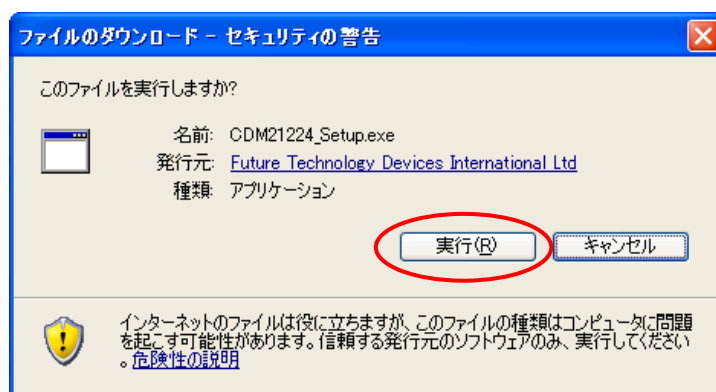


2. 下記の画面では「Extract」を押します。




3. 下記の画面では「次へ」を押します。

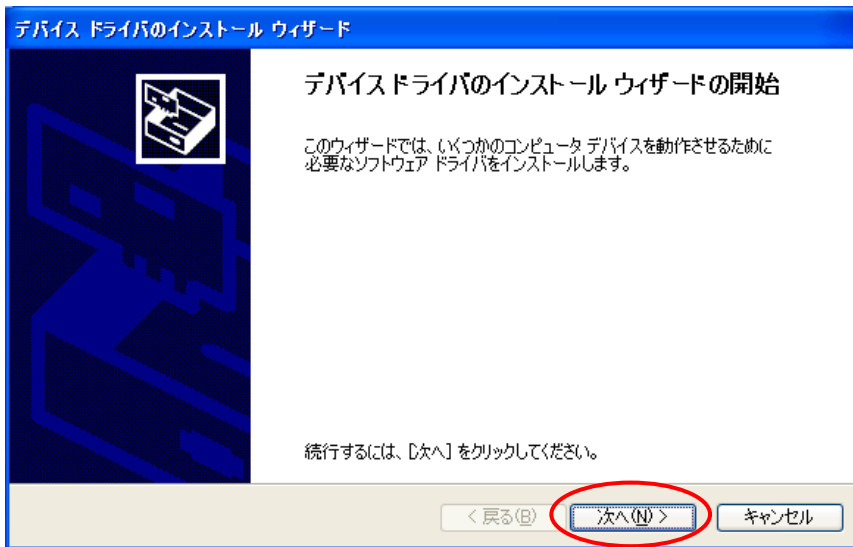


4. 下記の画面では、「同意します」を選択してから「次へ」を押します。

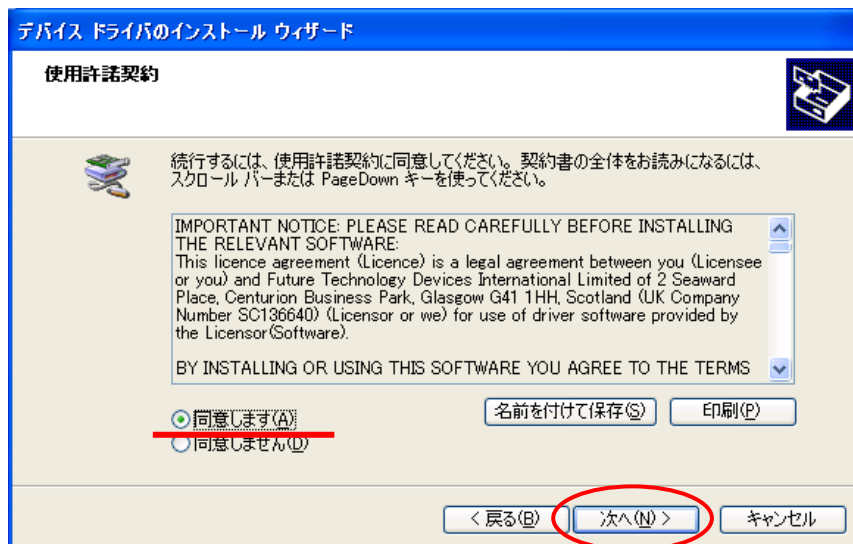

5. インストールが始まります。しばらくお待ちください。

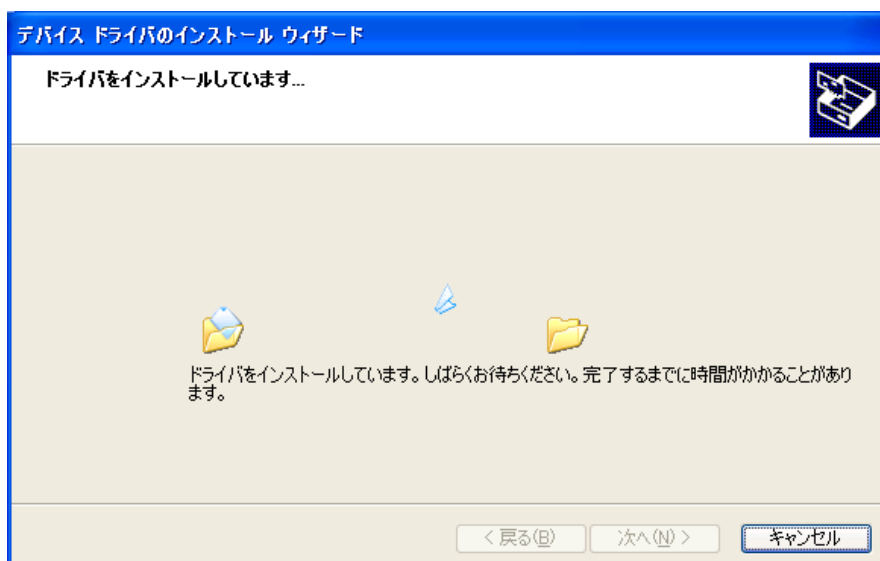


6. インストールが完了すると次の画面が表示されます。「完了」を押します。

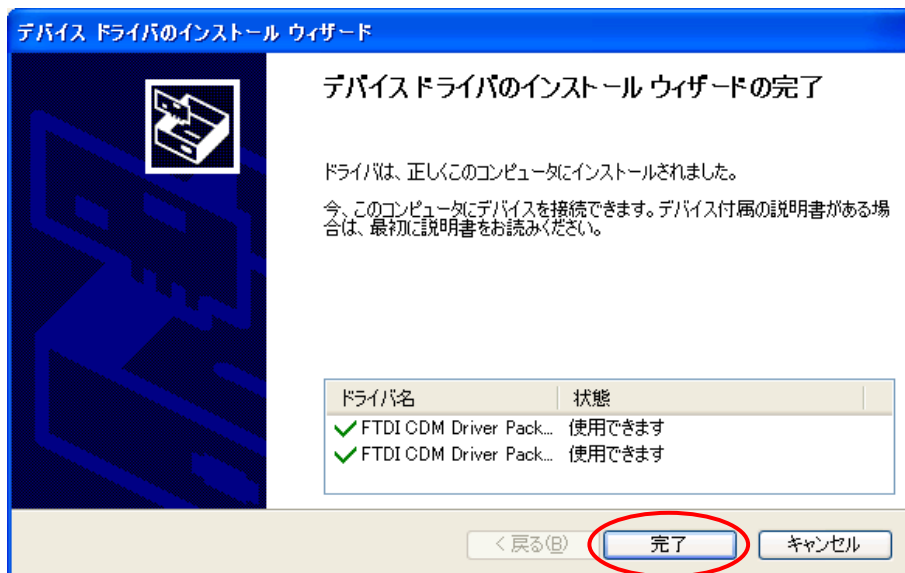


7. 計量器を PC に接続します。

8. コントロールパネルの中の“システム”を開き、“ハードウェア”タブの中の“デバイスマネージャー”を押します。

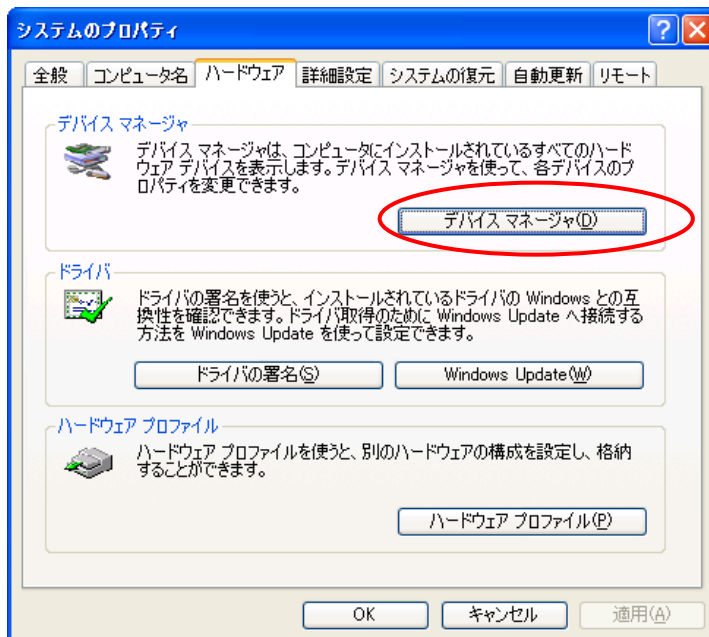


9. 開いたデバイスマネージャーの画面で「ポート(COM と LPT)」の下に「USB Serial Port(COM*)」が表示されている事を確認します。

(下図の例の場合、PCのUSB PortとしてCOM3が生成されたこととなります。)

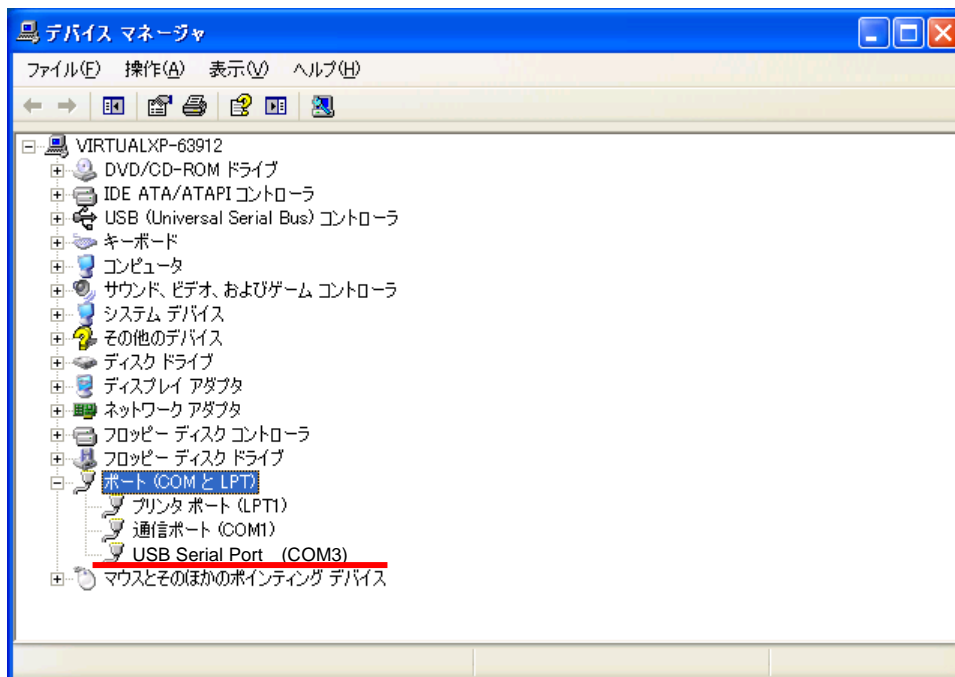

補足 インストールを始めると下記の画面が出る事があります。この場合は「続行」を押します。

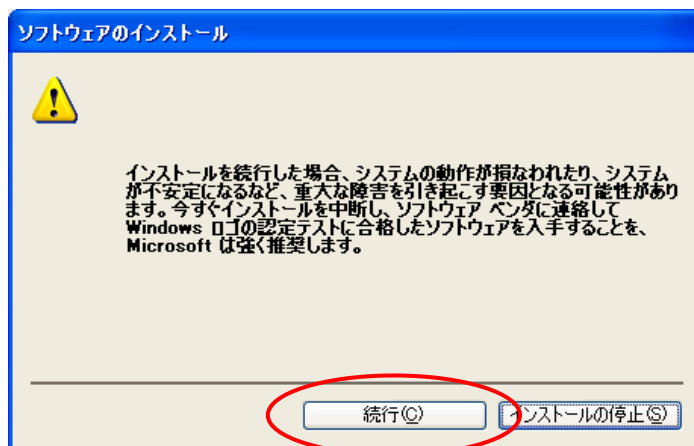

9. Win CTなどの通信ソフトを起動して、先程調べたCOMの番号を設定します。

※Win CTはA&D HP
サポート>ソフトウェアダウンロード
からダウンロードできます。

