

## A&D 製 Bluetooth 機能付き天びん・はかりと Android 端末との無線接続方法(キーボード入力)

Android 端末(スマートフォンやタブレット)を日本語入力でお使いの場合、天びん・はかりからの Bluetooth キーボード入力時に改行が正しく行われなため、英語入力キーボード設定を追加する必要があります。

弊社では Google の多言語キーボードアプリ「Gboard」を使用して英語入力キーボード設定を選択することを推奨しています。

注意:お使いの Android 端末によって設定手順やペアリング方法が異なる場合があります。

詳細設定についてはお使いの Android 端末の取扱説明書をご参照下さい。

### 準備 1:Android 端末に Gboard をダウンロードする

1. Google Play から Android 端末に「Gboard」をインストールします。
2. 一部の Android デバイスでは、「Gboard」が既にデフォルトのキーボードに設定されています。
3. お使いのバージョンが最新であることを確認するには、アップデートを確認します。

### 準備 2:Android の設定で Gboard に言語を追加する


1. 詳細設定についてはお使いの Android 端末の取扱説明書をご参照下さい。

### 準備 3:キーボードを英語入力で切り替える

1. 詳細設定についてはお使いの Android 端末の取扱説明書をご参照下さい。

### ペアリング

1. Bluetooth 機能付き天びん・はかりに AC アダプタをつなぎ、**ON:OFF** キーを押して計量表示にします。
2. ペアリングまでの手順はお使いの Android 端末の取扱説明書をご参照下さい。
3. **A&D\_HID\_(シリアルナンバー)** 名のデバイスが表示されます。  
※天びん・はかりの機種によって、デバイス名は **A&D\_HID** になります。
4. **A&D\_HID\_(シリアルナンバー)** をタップします。  
ペアリング要求が表示されるので 画面の指示に従ってペアリングします。

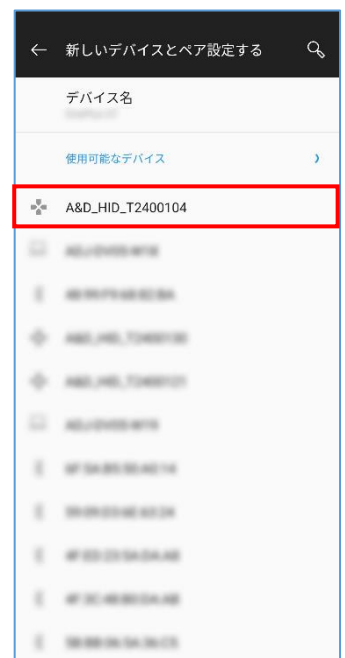

## 天びん・はかりとの接続


1. Android 端末の Bluetooth がオンになっていることを確認します。
2. 以前接続されていたデバイスの一覧の中から、**A&D\_HID\_(シリアルナンバー)** をタップします。
3. Android 端末と 天びん・はかりの Bluetooth 接続が確立すると、現在接続されているデバイスに表示されます。

※複数台接続する場合は、同様の手順を繰り返してください。



## データ入力

1. データを入力したいアプリ(メモ、Excel 等)を開きます。
2. 天びん・はかりからデータ出力をすると、アプリにデータ入力できます。

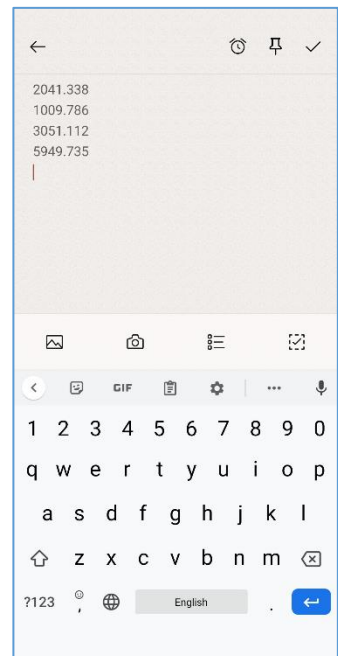

## ペアリング解除

1. ペアリング解除までの手順はお使いの Android 端末の取扱説明書をご参照下さい。

以上