


## A&D 製 Bluetooth 機能付き天びん・はかりと iOS 端末との無線接続方法(キーボード入力)



例として iOS14.3 を使用しています。

### 準備:キーボードを英語入力に切り替える

天びん・はかりからの Bluetooth キーボード入力時に改行を正しく行うため、キーボードを英語入力に切り替えます。


天びん・はかりからデータを入力したいアプリ(メモ、Numbers、Excel 等)を立ち上げます。

キーボードの左下のキーボード切り替えキー  をタップし、アルファベット入力(English(Japan))に切り替えます。

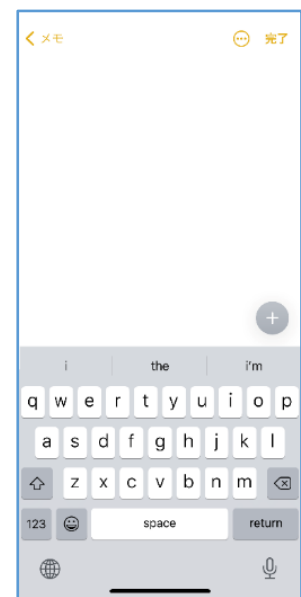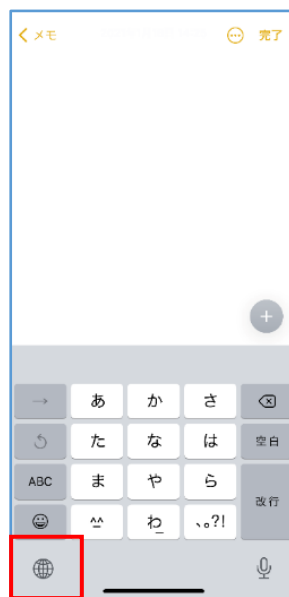

### ペアリング


ホーム画面から **設定** > **Bluetooth** をオンに変更します。

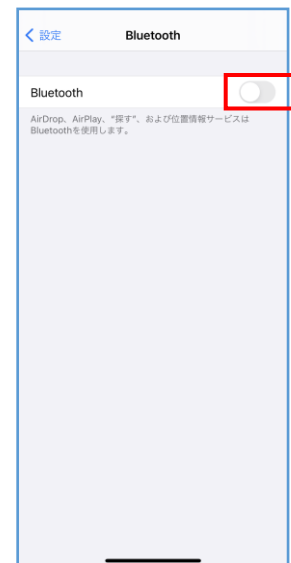

Bluetooth オプションを接続した天びん・はかりの表示を ON または電源を入れます。

A&D\_HID\_(シリアルナンバー) 名のデバイスが表示されます。

※機種によって、デバイス名は A&D\_HID になります。

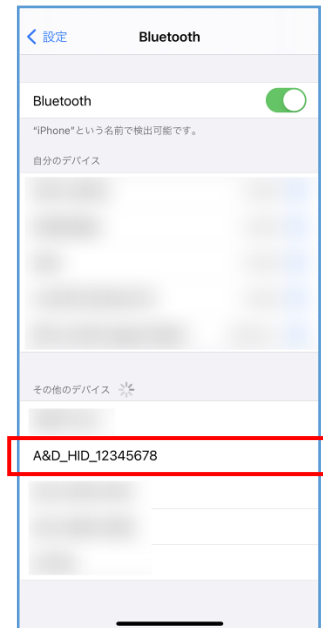

A&D\_HID\_(シリアルナンバー) をタップします。


ペアリング要求が表示されるので ペアリング を選択します。

※約 30 秒経過すると接続エラーになります。



ペアリングが完了すると、自分のデバイス にデバイス名が表示されます。

※複数台接続する場合は、同様の手順を繰り返してください。

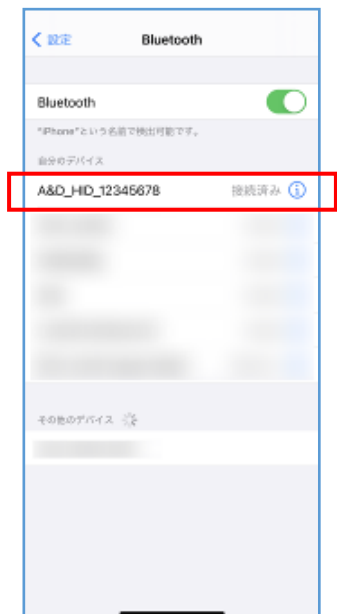

## データ入力

データを入力したいアプリ(メモ、Numbers、Excel 等)を開きます。  
天びん・はかりからデータ出力をすると、アプリにデータ入力できます。



※ペアリングを解除、または天びん・はかりの電源を切るまで  
キーボード操作はできません。



## ペアリング解除方法

ホーム画面から **設定** > **Bluetooth** > デバイス名横のⓘをタップします。

**このデバイスの登録を解除** をタップし解除します。

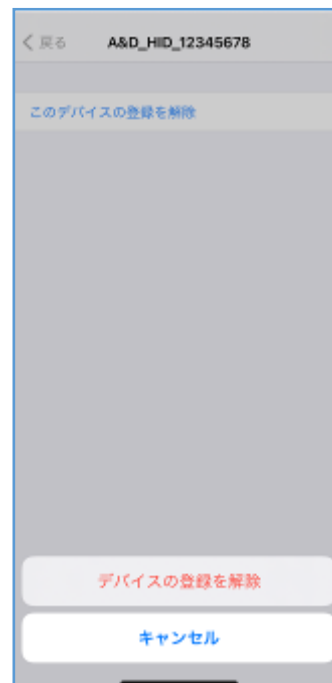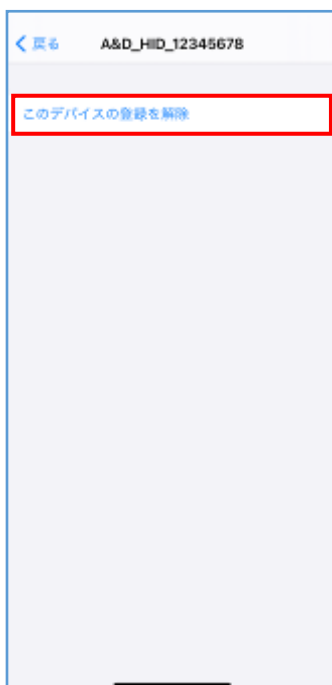

## アルファベット入力モード優先設定

アルファベット入力モードを優先的に表示するよう設定すると準備を省略できます。

**注意:**この設定を行とすべてのキー入力場面で英語入力となります。必要に応じて元の設定に戻して下さい。


設定 > 一般 > キーボード > キーボード をタップします。



右上の 編集 をタップします。

英語(日本) (または 英語(英国) )を一番上へ移動させます。

完了をタップします。

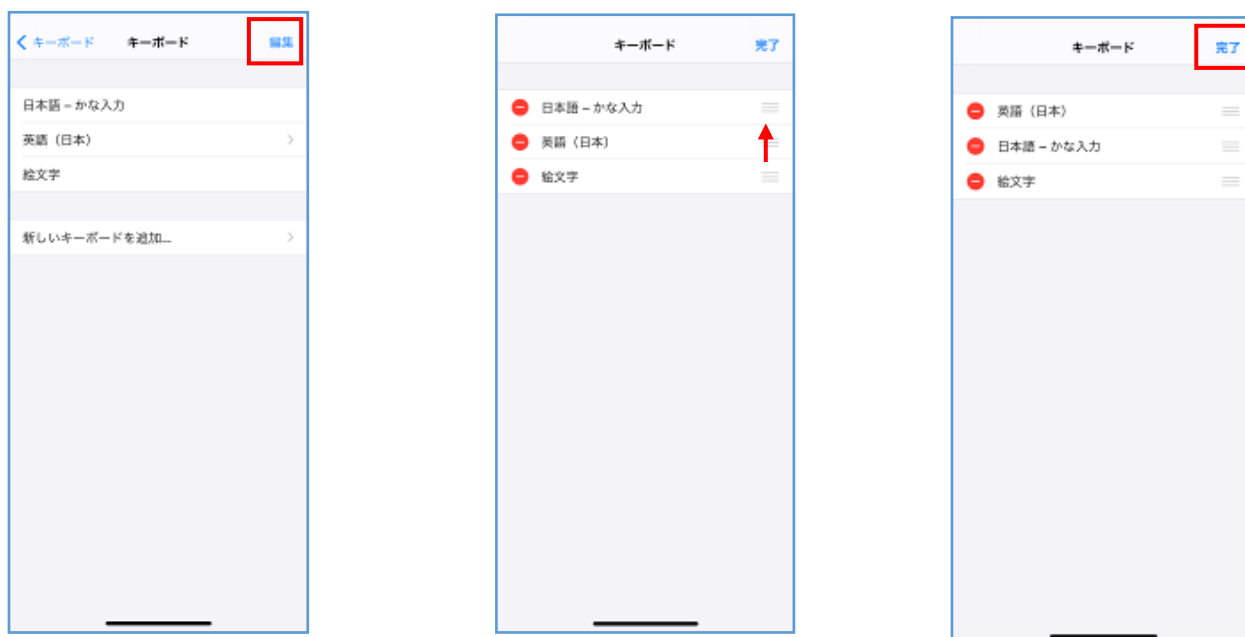


## 入力データが変換されてしまう場合

以下を試してください。

設定 > 一般 > キーボード > 予測 をオフ

設定 > 一般 > キーボード > ピリオドの簡易入力 をオフ

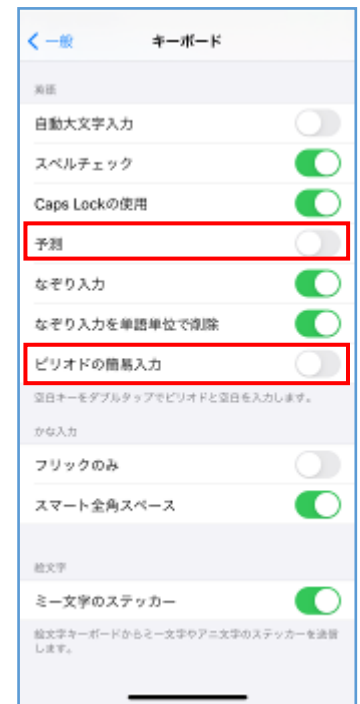

以上