

検定付き電子天びん GX-A-K・GX-M-K シリーズ 周辺機器およびソフトウェアの接続について

検定付き電子天びん GX-A-K および GX-M-K は、RS-232C インターフェースのデータフォーマットの一部仕様が異なるため、プリンター等の周辺機器・WinCT 等ソフトウェアにて、接続できない・接続に制限があるものがあります、以下の表を参照ください

型式・名称		接続可否	備考
AD8127	マルチプリンター	接続可	AD8127 の印字モードをダンプ印字モードに変更してください
AD8126	ミニプリンター	接続可	
AD1688	計量データロガー	接続不可	
AD8527	クイック USB アダプタ	接続不可	天びんに標準の USB(クイック USB モード) を使用してください
WinCT	RsCom RsKey RsWeight	△	天びんに標準の USB (仮想 COM モード) では使用可能 (RS-232C では接続不可)
WinCT-Plus	RsMulti	△	天びんに標準の USB (仮想 COM モード) では使用可能 (RS-232C では接続不可)
AX-USB-9P	USB コンバータ	△	コマンドモード・ストリームモードのみ使用可能
AD8526	イーサネットコンバータ	△	
AD8529	Bluetooth®コンバータ	△	
AD8920A	外部表示器	接続可	天びんのデータ出力モードをストリームモードに設定してください
AD8922A	外部コントローラ	接続可	
AD8923CC	計量ライン用コントローラ	接続可	
AD8923BCD	計量ライン用コントローラ	接続可	

※データフォーマットの仕様については弊社ホームページに掲載されています GX-A-K および GX-M-K シリーズの取扱説明書をご確認ください