

モデル		旧モデル	新モデル
外 観	表示	GX-R 蛍光表示管 重量値の文字高さ11mm	GX-A-K バックライト付きLCD（液晶表示） 重量値の文字高さ17.8mm
	皿サイズ	目量0.01gタイプ	128x128
		目量1/0.1gタイプ	165x165
	本体寸法	210(W)x317(D)x86(H)	212(W)x317(D)x93(H)
	最大ひょう量	目量0.01gタイプ	1100g
目量0.1gタイプ		6100g	6200g
目量1gタイプ		8100g	
時計機能	○	○	
水平玉のLED照明	無し	有り	
比重測定機能		○	
機 能	データメモリ機能	計量値	200
		キャリブレーション履歴	50
		単位重量	20
		備考	いずれか1つを選択
	衝撃検出機能(ISD)	-	○
	流量測定機能(FRD)	-	○
	電子制御荷重(ECL)	-	○
	最小計量値警告機能	-	○
	パスワード機能	-	○（管理者用、作業者用の2段階設定可能）
	キロック機能	-	○
	UFC機能	-	○
	自己点検機能	電気的なチェックのみ	ECLによる繰り返し確認
	オートキャリブレーション	温度変化のみ	温度変化 インターバル時間経過 設定された時間
グロス、ネット、テア出力	-	○（コマンドにて対応）	
インターフェース	RS232C	標準装備（D-SUB25ピン メス）	標準装備（D-SUB9ピン オス）※1
	USB	オプション(クイックUSB) GX-02	標準装備(クイックUSB、双方向USB)の選択可能)
RS-232C出力増設	-	GXA-03（絶縁タイプ）	検定モデルに使用不可
コンパレータ・リレー出力	GX-04（3段）プザー、接点入力付き カレントループ出力あり	GXA-04（5段）、プザー、接点入力、レディ出力付き ※2 カレントループ出力なし	
アナログ電圧出力	GX-06 出荷時オプション	GXA-06 ユーザー取付オプション	
イーサネット・インタフェース	-	Fxi-08-JA	検定モデルに使用不可
内蔵バッテリーユニット ★	-	GXA-09	検定モデルに使用不可
ガラス風防	2種類ある GX-10 1mg用 / GX-11 0.01・0.1g用	GXA-10 全モデル共通	
無風イオナイザー付きガラス風防	-	GXA-17 全モデル共通	検定モデルに使用不可
動物計量皿キット	GX-12	GXA-12（GX/GFにも使用可能）	
比重測定キット	GX-13	GXA-13（GX/GFにも使用可能）	
外部接点入力	RS-232C端子内（リゼロ、プリント）	リゼロ用フットスイッチ入力 GXA-23-REZERO プリント用フットスイッチ入力 GXA-23-PRINT インタフェースボード接点入力用 GXA-23-PLUG ※3	
USBホスト（USBメモリ）インターフェース ★	-	GXA-24	検定モデルに使用不可
無風イオナイザー	-	GXA-25	検定モデルに使用不可
外部IRスイッチ（REZERO/PRINTいずれかを選択）	-	GXA-26	
Bluetooth通信	-	GXA-27JA	検定モデルに使用不可
表示部保護カバー5枚セット	1mg用 AX-073003691-S 0.01/0.1g用 AX-073003692-S	AX-GXA-31	
USBケーブル A-ミニBタイプ 1.8m	-	AX-KO5465-180(本体付属)	

★ 出荷時オプション

風防・動物計量皿・比重測定以外のオプションは、「いずれか1つのみ」装着可能

※1 出力データは、補助表示の前後にカッコ[]が入ります。例) WT +100.0[2] g

※2 プザーと接点入力（2点） 接点入力はジャックを差し込むだけ

・レディON： 計量表示中（コンパレータの有無に係わらず） Qコマンドで天平から計量値が帰ってくる状態

・レディOFF： リゼロ中、CAL中、表示オフ等計量表示が出ていないとき

使用用途はPLCと接続した場合に、リゼロやCALが終了したかどうかを確認する