

セットアップの方法

WinCT-Moisture (Windows Communication Tools for Moisture Analyzer)

本ソフトウェア「WinCT-Moisture (Windows Communication Tools for Moisture Analyzer)」は、
エー・アンド・デイ製水分計から PC へデータを転送し、データ処理をする
「水分計用 Windows データ通信ソフトウェア」です。

「RsFig」(グラフ化ソフトウェア)

水分計から受信したデータをリアルタイムにグラフ化することができます。水分率の変化を確認でき、測定条件を決定する際に有効です。

「RsTemp」(加熱温度判定ソフトウェア)

水分計の加熱温度を自動的に変化させ、約 30 分で試料の水分率測定に適した温度設定を導きます。

「RsSetup」(設定変更ソフトウェア)

水分計の ID ナンバや内部設定および加熱プログラムを PC で変更することができます。

以下に「WinCT-Moisture」のセットアップの方法、及び取扱いについて記述します。

1.必要なシステム

PC Microsoft Windows 11 / Windows 10

接続方法により必要となるポートが異なります。

接続方法	必要ポート
RS-232C ケーブル	RS-232C ポート (COM ポート) *1
USB ケーブル	USB ポート
Bluetooth (AD-8541PC)	USB ポート

*1 PC に COM ポートが無い場合、アクセサリの USB コンバータを使えば PC に COM ポートを増設できます。

USB コンバータには水分計と接続するケーブルも付属します。

必要となる製品、アクセサリ

	MS-74AT MX-53AT	MS-74A / MX-53A MF-53A / ML-53A	MS-70 / MX-50 MF-50 / ML-50
USB 接続	USB ケーブル	USB ケーブル	AX-USB-25
Bluetooth 接続	AD-8541-PC	AD-8541-PC AD-8541-SCALE	AD-8541-PC AD-8541-SCALE AX-KO5363-30

水分計 エー・アンド・デイ製水分計

MS-74AT / MX-53AT

MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A

MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 (RsSetup は非対応)

接続ケーブル 使用する水分計と PC のそれぞれの取扱説明書でご確認ください。

注意

- ・ WinCT-Moisture セットアップの前に、万が一に備えて PC の重要なデータをバックアップしておいてください。

2.セットアップ手順

手順 1 PC に旧バージョンの WinCT-Moisture がインストールされている場合、旧バージョンの WinCT-Moisture をアンインストールしてください。

手順 2 全てのアプリケーションを終了させてください。

手順 3 WinCT-Moisture をインストールします。
WinCT-Moisture_Setup.msi を実行してください。

手順 4 画面の指示にしたがってインストールしてください。

3.「WinCT-Moisture」の起動方法

「RsFig」、「RsTemp」、「RsSetup」を選択して実行します。

「スタート」→「プログラム」→「A&D WinCT-Moisture」の中にあります。

「WinCT-Moisture」の使用方法は、取扱説明書（「A&D WinCT-Moisture」の中にある各 Readme）をお読みください。

注意 ・他社水分計と接続した場合、本ソフトウェアでの動作は保証いたしません。
・PC 本体や「WinCT-Moisture」以外の市販のソフトに関しては各メーカーに問い合わせてください。

4.アンインストール

アンインストールは「設定」の「アプリ」より“A&D WinCT-Moisture ”を指定してアンインストールしてください。

5.使用許諾契約

- ・「WinCT-Moisture」を弊社に無断で複製する事は禁じます。
- ・「WinCT-Moisture」は予告なく仕様を変更することがあります。
- ・「WinCT-Moisture」の著作権は、(株)エー・アンド・デイにあります。
- ・「WinCT-Moisture」はエー・アンド・デイ製電子水分計から PC へのデータ転送に使用します。
- ・「WinCT-Moisture」は、水分計と接続する PC のハードディスクまたはその他記憶装置に限りインストールして使用できます。
- ・(株)エー・アンド・デイは「WinCT-Moisture」または「Readme」の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があるとは告知された場合でも一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にソフトウェアやデータの損失の責任を一切負いません。
- ・「WinCT-Moisture」はユーザーの個人情報の収集、保存は行いません。

Microsoft、Windows、Excel、Word は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標または、商標 です。

WinCT-Moisture のセットアップ説明を終わります。
