

# WinCT-UFC (Windows Communication Tools for UFC)

Ver. 1.00

Windows データ通信ソフトウェア (日本語版)

Copyright (c) 2003 A&D Company, Limited

## セットアップの方法

---

### WinCT-UFC (Windows Communication Tools for UFC)

---

本ソフトウェア「WinCT-UFC(Windows Communication Tools for UFC)[以下「WinCT-UFC」と省略]」は、エー・アンド・デイ製計量器の UFC 機能を活用するため、コンピュータとの通信を双方向で行う「Windows データ通信ソフトウェア」です。以下に「WinCT-UFC」のセットアップの方法、及び取扱について記述します。

---

#### 1.必要なシステム

---

##### コンピュータ

OS	Microsoft Windows95/98/2000/XP (日本語版)
CPU	i486DX2 33MHz 相当以上の CPU 搭載の機種を推奨
RAM	12MB 以上のメモリを推奨
ハードディスク	10MB 以上の空きが必要です。
ディスプレイ	解像度 640×480 以上のディスプレイを推奨。
RS-232C	1 ポート RS232C インターフェイスが無く USB インターフェイスがある コンピュータをご使用の場合は USB コンバータ (AX-USB-9P) を ご利用ください。

##### エー・アンド・デイ製計量器

AD-4405、AD-4406、FC-Si/i シリーズ、FT-i (D-sub9ピン)、AD-4407、SU-2000K (端子台)

##### RS232C インターフェイス

FC-Si/i シリーズ(標準装備)、AD-4405、AD-4406、AD-4407、FT-i、SU-2000K (オプション)

接続ケーブル AD-4405、AD-4406、FC-Si/i シリーズ、FT-i は AX-KO2466-200/500/1000(長さ 200=2m、500=5m、1000=10m)

AD-4407、SU-2000K はお問い合わせください。

##### 注意

WinCT-UFC セットアップの前に、万が一に備えてコンピュータの重要なデータをバックアップしておいてください。

---

## 2.セットアップ手順

---

- 手順1 全てのアプリケーションを終了させてください。
- 手順2 「WinCT-UFC」をダウンロードしたフォルダにある Setup.exe を実行してください。
- 手順3 画面に説明されている内容を確認して、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 手順4 インストール先を指定し、セットアップボタンをクリックしてください。  
(初期設定は C:\Program Files\WinCT-UFC)
- 手順5 プログラムを登録するグループ名を入力し、ソフトウェアの指示に従いセットアップを実行してください。(初期設定は「A&D WinCT-UFC」)
- 手順6 セットアップ完了のメッセージが出たら「OK」ボタンをクリックしてください。以上で「WinCT-UFC」のインストールが終了します。
- 

## 3.「WinCT-UFC」の起動方法

---

初期設定では「スタート」→「プログラム」→「A&D WinCT-UFC」の中にあります。  
「WinCT-UFC」の使用方法は、取扱説明書（「A&D WinCT-UFC」の中にある「Readme」）をお読みください。

### WinCT-UFC

送信ボックスに表示されているテキストを1行ごとに送信します。他のソフトウェアで作成されたテキストファイルを読み込んだり、直接ボックス内で編集でき、また編集結果をテキストファイルとして保存することができます。  
受信内容は受信ボックスに表示され、それらを編集、保存することができます。

- 注意
- ・WinCT-UFC はテキストファイルの送信、受信表示を行うもので、UFC 機能そのものを制御するものではありません。
  - ・テキスト送信に対する応答は、接続する計量器によって異なります。
- 

## 4.使用許諾契約

---

- ・「WinCT-UFC」を弊社に無断で複製する事は禁じます。
- ・「WinCT-UFC」は予告なく仕様を変更することがあります。
- ・「WinCT-UFC」の著作権は、(株)エー・アンド・デイが有します。

- ・「WinCT-UFC」はエー・アンド・デイ製計量器とコンピュータへのデータ転送に使用します。
- ・「WinCT-UFC」は、計量器と接続するコンピュータのハードディスクまたはその他の記憶装置に限りインストールして使用できます。
- ・(株)エー・アンド・デイは「WinCT-UFC」または「Readme」の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性がある場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にソフトウェアやデータの損失の責任を一切負いません。

Microsoft、Windows は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標または、商標 です。

---

## 5. アンインストール

---

アンインストールは“アプリケーションの追加と削除”で“A&D WinCT-UFC”を指定して削除できます。

2009年1月  
(株)エー・アンド・デイ

---

WinCT-UFC のセットアップ説明を終わります。

---